

Inspired by temperature

Betriebsanleitung · Operation manual · Manual de instrucciones · Manuel d'utilisation · Manuale de d'uso

・ 사용 설명서・ Manual de instruções・ Инструкция по эксплуатации・ Kullanım talimatı・ 操作说明书・

Betriebsan instruccion · 사용 설명

по эксплуа

instruccion



Manual de ale de d'uso нструкция **逆明书** Manual de ale de d'uso

・ 사용 설명서・ Manual de instruções・ Инструкция по эксплуатации ・ Kullanım talimatı ・ 操作说明书


Esta documentação não inclui nenhum apêndice técnico específico para o aparelho.

O manual de instruções detalhado pode ser requisitado através do email info@huber-online.com. P. f. indique no email a designação do modelo e o número de série do seu termorregulador.





MANUAL DE INSTRUÇÕES

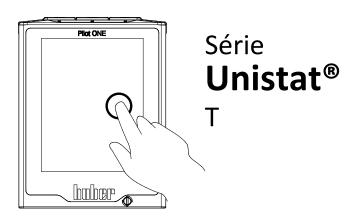



Série Unistat® T

Pilot ONE®

Este manual de instruções é uma tradução do manual de instruções original.

VÁLIDO PARA:

MODELOS DE MESA

Unistat® T305 Unistat® T32x Unistat® T40x


MODELOS DE PÉ

Unistat® T33x Unistat® T34x Unistat® T35x


Abreviaturas na designação do modelo: HT = refrigeração HT a ar, w HT = refrigeração HT a água




"Unistat Control ONE" e "Pilot ONE"

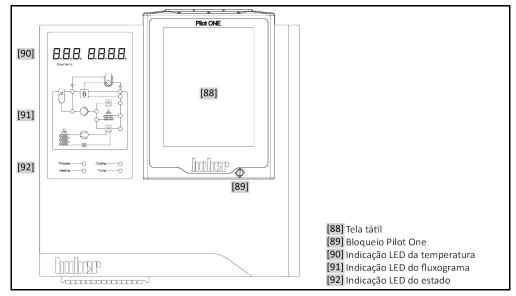

Descrição dos LEDs no fluxograma

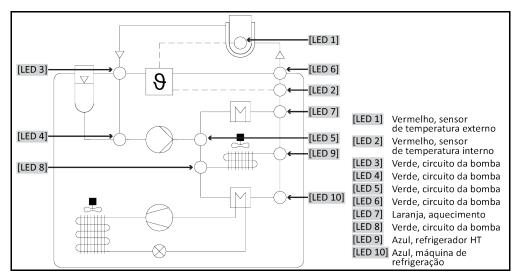


Componentes ilustrados no fluxograma LED

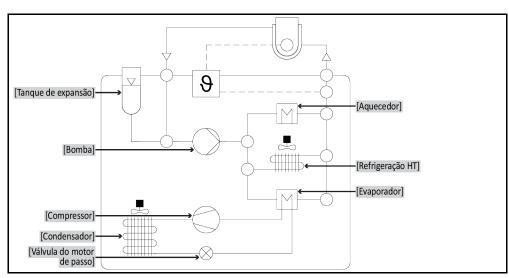



Estruturação da tela "Home"

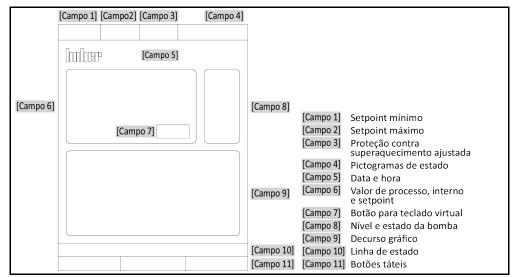



Índice

V2.5.0pt/04.03.22//17.12

4		
1	Introdução	14
1.1	Identificação / Símbolos no manual de instruções	14
1.2	Informações sobre a Declaração de Conformidade UE	14
1.3	Segurança	14
1.3.1	Apresentação dos avisos de segurança	14
1.3.2	Apresentação dos símbolos de segurança no termorregulador	15
1.3.3	Utilização adequada	15
1.3.4	Aplicação errada previsível	16
1.4	Entidade operadora e operadores – Obrigações e requisitos	17
1.4.1	Obrigações da entidade operadora	
1.4.1.1	Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis	17
1.4.2	Requisitos exigidos aos operadores	18
1.4.3	Obrigações dos operadores	18
1.5	Informações gerais	18
1.5.1	Descrição do posto de trabalho	18
1.5.2	Equipamentos de segurança, segundo DIN 12876	18
1.5.3	Outros equipamentos de proteção	20
1.5.3.1	Interrupção de energia	20
1.5.3.2	Funções de alarme	20
1.5.3.3	Mensagens de atenção	20
1.6	Ilustrações exemplificativas das variantes de refrigeração	21
1.6.1	Consequências de uma dissipação insuficiente da energia	21
2	Colocação em funcionamento	23
2.1	Transporte dentro das instalações da entidade operadora	23
2.1.1	Levantar e transportar o termorregulador	
2.1.1.1	Termorregulador com ilhós de transporte	
2.1.1.2	Termorregulador sem ilhós de transporte	
2.1.2		
	Montar/desmontar os pés	
2.1.3	Montar/desmontar os pés	24
2.1.3 2.1.3.1	Posicionar o termorregulador	24 25
_	Posicionar o termorregulador Termorregulador com roletes	24 25
2.1.3.1	Posicionar o termorregulador	24 25 25
2.1.3.1 2.1.3.2	Posicionar o termorregulador Termorregulador com roletes Termorregulador sem roletes Proteção de transporte	24252525
2.1.3.1 2.1.3.2 2.2	Posicionar o termorregulador Termorregulador com roletes Termorregulador sem roletes Proteção de transporte Proteção de transporte do tipo A	24252525
2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1	Posicionar o termorregulador Termorregulador com roletes Termorregulador sem roletes Proteção de transporte Proteção de transporte do tipo A Desapertar a proteção de transporte (posição de operação)	2425252526
2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1	Posicionar o termorregulador Termorregulador com roletes Termorregulador sem roletes Proteção de transporte Proteção de transporte do tipo A Desapertar a proteção de transporte (posição de operação) Fixar a proteção de transporte (posição de transporte)	242525252626
2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2	Posicionar o termorregulador Termorregulador com roletes Termorregulador sem roletes Proteção de transporte Proteção de transporte do tipo A Desapertar a proteção de transporte (posição de operação) Fixar a proteção de transporte (posição de transporte) Proteção de transporte do tipo B	24252525262626
2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2	Posicionar o termorregulador	2425252526262626
2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 2.2.2	Posicionar o termorregulador	
2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2	Posicionar o termorregulador	242525262626262626
2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.3	Posicionar o termorregulador	
2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.3 2.2.3.1	Posicionar o termorregulador	
2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2	Posicionar o termorregulador	
2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.3.3	Posicionar o termorregulador	242525262626272727



2.6	Mangueiras de controle de temperatura e de água de resfriamento recomendadas		
2.7	Aberturas de chave (AC) e torques	31	
2.8	Termorregulador com resfriamento a água	31	
2.9	Termorregulador para instalação ao ar livre, incl. operação durante o inverno	o 3 3	
2.10	Preparação para a operação		
2.10.1	Desenroscar/ativar os pés (se disponíveis)	34	
2.10.2	Abrir/fechar válvulas		
2.10.3	Fechar/abrir o tanque de expansão [18]	35	
2.10.3.1	Haste de vedação	35	
2.10.3.2	Válvulas de fecho	36	
2.10.4	Conexão da terra funcional	36	
2.11	Conectar aplicações externas fechadas/abertas	36	
2.11.1	Conexão de uma aplicação externa fechada	36	
2.11.2	Conexão de uma aplicação externa aberta (recipiente de banho)	37	
2.12	Conexão da rede elétrica	38	
2.12.1	Conexão através da tomada com aterramento (PE)	38	
2.12.2	Conexão através da ligação fixa	38	
2.12.3	Adaptar a conexão da rede elétrica	38	
3	Descrição do funcionamento	10	
3.1	Descrição do funcionamento do termorregulador	40	
3.1.1	Funções gerais	40	
3.1.2	Outras funções	40	
3.2	Informações sobre os termofluidos	41	
3.3	Ter atenção durante o planejamento de ensaio	42	
3.4	Controle "Pilot ONE®"		
3.4.1	Resumo das funções do "Pilot ONE®"		
3.5	Unistat® - Fluxograma LED		
3.6	Função de hora/evento		
3.6.1	Acumulador recarregável		
3.6.2	Função de evento programável	46	
3.6.2.1	Função de evento "Evento de alarme do relógio"		
3.6.2.2	Função de evento "Evento de programa"		
3.7	Operação através da tela tátil		
3.8	Instrumentos de indicação	47	
3.8.1	A tela tátil [88]		
3.8.2	A indicação LED da temperatura [90]		
3.8.3	Indicação LED do fluxograma [91]		
3.8.4	A indicação LED de estado [92]		
3.9	Instrumentos de comando		
3.9.1	Os botões táteis		
3.9.2	As categorias	48	
3.9.3	As subcategorias		
3.9.4	Os diálogos		
3.10	Exemplos de funcionamento		
3.10.1	Exibir a versão do software		
3.10.2	Iniciar & Parar		
3.10.3	Copiar os ajustes para um suporte de dados		
3.10.3.1	Salvar no pen drive USB		
3.10.3.2	Carregar o pen drive USB		
3.10.4	Repor os ajustes de fábrica		
3.10.4.1	Repor os ajustes de fábrica sem proteção contra superaquecimento		
J.10T.1		-	

3.10.4.2	Repor os ajustes de fábrica incluindo proteção contra superaquecim	ento52
4	Modo de preparação	53
4.1	Modo de preparação	53
4.1.1	Ligar o termorregulador	53
4.1.2	Desligar o termorregulador	53
4.1.3	Ajustar a proteção contra superaquecimento (SA)	
4.1.3.1	Informações gerais sobre a proteção contra superaquecimento	54
4.1.3.2	Ajustar o "Limite de SA: Aquecimento"	55
4.1.3.3	Ajustar o "SA do tanque de expansão"	55
4.1.3.4	Ajustar a "Segurança do processo"	55
4.1.3.5	Controle via "Mostrar valores de SA"	56
4.1.4	Testar o bom funcionamento da proteção contra superaquecimento	56
4.1.5	Ajustar o limitador DeltaT	56
4.1.5.1	Alteração do limitador DeltaT	57
4.2	O trajeto de controle da temperatura	57
4.2.1	Selecionar o controle de temperatura: interna ou processo	57
4.2.2	Controle de temperatura em temperatura interna	57
4.2.3	Controle de temperatura na temperatura do processo	
4.2.4	Limitador DeltaT	59
4.2.5	Monitoração dos sensores de temperatura Pt100	59
4.2.6	Controle de temperatura otimizado graças a parâmetros de controle	
	otimizados	
4.2.7	Subcategoria: "Selecionar auto/expert"	
4.2.8	Subcategoria: "Configuração auto"	
4.2.8.1	Subcategoria: "Encontrar parâmetros"	
4.2.8.2	Subcategoria: "Dinâmica de controle"	
4.2.8.3	Subcategoria: "Propriedades do fluido"	
4.2.8.4	Subcategoria: "Mostrar parâmetros"	
4.2.9	Subcategoria: "Configuração manual"	
4.2.9.1	Subcategoria: "Alterar os parâmetros"	
4.2.9.2	Subcategoria: "Mostrar parâmetros"	
4.2.9.3	Subcategoria: "Estrutura do controle"	
4.2.10	Subcategoria: "Resetar parâmetros"	66
4.2.11	Subcategoria: "Mostrar parâmetros"	66
4.2.12	Ajustar os limites dos setpoints	66
4.2.13	Ajustar o setpoint	67
4.3	Ajustar a capacidade de refrigeração	67
4.3.1	Conexão da água de resfriamento	
4.4	Encher, purgar o ar, desgaseificação e drenar	69
4.4.1	Aplicação externa fechada	69
4.4.1.1	Encher e purgar o ar de uma aplicação externa fechada	69
4.4.1.2	Desgaseificar a aplicação externa fechada	
4.4.1.3	Drenar a aplicação externa fechada	73
4.4.2	Aplicação externa aberta	74
4.4.2.1	Encher e purgar o ar de uma aplicação externa aberta	74
4.4.2.2	Desgaseificar a aplicação externa aberta	76
4.4.2.3	Drenar a aplicação externa aberta	77
5	Funcionamento normal	78
5.1	Modo automático	78
5.1.1	Controle de temperatura	
5.1.1.1	Iniciar controle de temperatura	



MANUAL DE INSTRUÇÕES

5.1.1.2	Terminar controle de temperatura	78
5.1.2	Controle de temperatura com um programa de controle de temperatura criado	.79
5.1.2.1	Iniciar programa de controle de temperatura	79
5.1.2.2	Terminar/cancelar o programa de controle de temperatura	79
6	Interfaces e atualização do software	80
6.1	Interfaces no "Pilot ONE®"	. 80
6.1.1	Ethernet de 10/100 Mbps para conectores de rede RJ45	80
6.1.2	Interface USB 2.0	
6.1.2.1	Interface USB 2.0 Host	81
6.1.2.2	Dispositivo interface USB 2.0	81
6.2	Interfaces no "Unistat® Control ONE"	
6.2.1	Interfaces no lado "Unistat® Control ONE"	81
6.2.1.1	Remover a tampa	81
6.2.1.2	Tomada ECS (External Control Signal) Standby	
6.2.1.3	Alarme conector POKO (Contato livre de potencial)	
6.2.2	Interfaces no lado superior do "Unistat® Control ONE"	
6.2.2.1	Interface de serviço	
6.2.2.2	Conector fêmea de série RS232 (com cabo adaptador)	
6.2.2.3	Conector fêmea para sensor de controle de processos Pt100	
6.3	Interfaces no Com.G@te® (opcional)	
6.3.1	Conector fêmea LEVEL (apenas Com.G@te® externo)	
6.3.2	Alarme conector POKO (Contato livre de potencial)	
6.3.3	Conector fêmea AIF Reg-E-Prog	
6.3.4	Tomada ECS (External Control Signal) Standby	
6.3.5	Conector fêmea de série RS232/RS485	
6.4	Atualização do firmware	
7	Manutenção/Conservação	88
7.1	Notificações do termorregulador	88
7.2	Substituição do "Pilot ONE®" ou do "Unistat® Control ONE"	
7.2.1	Substituição do "Pilot ONE®"	88
7.2.2	Substituição do "Unistat® Control ONE"	89
7.3	Manutenção	. 89
7.3.1	Intervalo do controle de funcionamento e visual	89
7.3.2	Trocar mangueiras do circuito de controle de temperatura e as mangueira da água de resfriamento	
7.3.2.1	Trocar as mangueiras do circuito de controle de temperatura	91
7.3.2.2	Trocar as mangueiras da água de resfriamento	91
7.3.3	Limpar as lamelas do condensador (nos termorreguladores resfriados a ar	91
7.3.4	Limpar o filtro em U (coletor de impurezas), (em termorregulador resfriad água)	
7.3.5	Drenagem da tina de gotejamento (se disponível)	93
7.4	Termofluido – Controle, troca e limpeza do circuito	94
7.4.1	Controle do termofluido	94
7.4.2	Troca do termofluido	95
7.4.2.1	Aplicação externa fechada	95
7.4.2.2	Aplicação externa aberta	95
7.4.3	Lavagem do circuito do termofluido	95
7.5	Limpeza das superfícies	. 97
7.6	Controle da vedação com anel deslizante	97
7.6.1	Com tina de gotejamento	97
7.6.2	Sem tina de gotejamento	97



MANUAL DE INSTRUÇÕES

7.7	Contatos de plugue	98
7.8	Descontaminação/Reparo	98
8	Colocação fora de serviço	99
8.1	Avisos de segurança e princípios gerais	99
8.2	Desligar	100
8.3	Drenar o termorregulador	
8.4	Drenar a água de resfriamento	100
8.4.1	Processo de drenagem	100
8.5	Desinstalar a aplicação externa	10 1
8.6	Proteção de transporte	101
8.7	Embalar	101
8.8	Envio	
8.9	Descarte	102
8.10	Dados de contato	102
8.10.1	N.º de telefone: Serviço de apoio ao cliente	102
8.10.2	N.º de telefone: Vendas	102
8.10.3	Endereço de E-mail: Serviço de apoio ao cliente	102
8.11	Declaração de não objeção	
9	Apêndice	104



Prefácio

Exmo. cliente,

optou por um termorregulador da Peter Huber Kältemaschinenbau SE. Congratulamos você por esta decisão acertada. Muito obrigado pela confiança depositada em nós.

Proceda a uma leitura atenta deste manual de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento. Respeite todos os avisos gerais e os avisos de segurança.

Durante os trabalhos de transporte, colocação em funcionamento, operação, manutenção, reparo, armazenamento e descarte deve-se proceder conforme as instruções neste manual de instruções.

Se o aparelho for operado adequadamente, isto é, se for utilizado para o fim para o qual foi concebido, oferecemos uma garantia completa para o seu sistema termorregulador.

No restante manual de instruções, os modelos especificados na página 5 são simplesmente designados por termorregulador e a firma Peter Huber Kältemaschinenbau SE é designada por firma Huber ou Huber.

Excluída a responsabilidade por erros e falhas de impressão.

As seguintes marcas e o logotipo Huber são marcas registradas de Peter Huber Kältemaschinenbau SE na Alemanha e/ou em outros países do mundo: BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, CoolNet®, DC®, Egrade®, Grande Fleur®, Huber Piccolo®, KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber Minichiller®, Petite Fleur®, Pilot ONE®, RotaCool®, Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®, Unichiller®, Unimotive®, Unipump®, Unistat®, Unistat Tango®, Variostat®. As seguintes marcas são marcas da DWS-Synthesetechnik registradas na Alemanha: DW-Therm®, DW-Therm HT®. A seguinte marca é uma marca registrada da BASF SE: Glysantin®.



1 Introdução

1.1 Identificação / Símbolos no manual de instruções

As identificações e símbolos seguintes são usados nos textos e nas figuras.

Resumo

Identificação / Símbolo	Descrição
\rightarrow	Referência a informações / procedimentos.
»ТЕХТО«	Referência a um capítulo no manual de instruções. Na versão digital é possível clicar em cima do texto.
>TEXTO< [NÚMERO]	Referência ao esquema de conexão no apêndice. São referidas a designação e o número de pesquisa.
>TEXTO< [LETRA]	Referência a um desenho no mesmo ponto. São referidas as designação e o número de pesquisa.
	Enumeração, 1.º nível
-	Enumeração, 2.º nível

1.2 Informações sobre a Declaração de Conformidade UE

Os aparelhos cumprem os requisitos básicos de segurança e de proteção da saúde das diretivas europeias referidas a seguir:

- Diretiva de Máquinas
- Diretiva de Baixa Tensão
- Diretiva CEM

1.3 Segurança

1.3.1 Apresentação dos avisos de segurança

Os avisos de segurança são assinalados através das seguintes combinações de pictogramas/palavras--sinal. A palavra-sinal descreve uma classificação do risco residual, em situações em que o manual de instruções é ignorado.



Adverte para uma situação de perigo iminente, cujas consequências podem ser morte ou ferimentos graves.



Adverte para uma situação de perigo geral, cujas consequências podem ser morte ou ferimentos graves.



Adverte para uma situação perigosa, cujas consequências podem ser ferimentos.

AVISO

Adverte para uma situação, cujas consequências podem ser danos materiais.

INFORMAÇÃO

Adverte para avisos importantes e conselhos úteis.




Capítulo 1



Avisos relacionados com o armário Ex px.

Explicação dos avisos de segurança e procedimentos

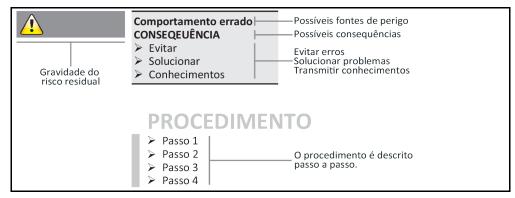

Os avisos de segurança constantes neste manual de instruções têm o intuito de proteger a entidade operadora, os operadores e a instalação contra danos. O operador deve ser primeiro informado sobre os riscos residuais de uma aplicação errada, antes de iniciar a respectiva aplicação.

1.3.2 Apresentação dos símbolos de segurança no termorregulador

Os pictogramas seguintes são utilizados como símbolos de segurança. A tabela fornece uma visão geral dos símbolos de segurança utilizados.

Sinal de obrigação

- Consult

Símbolo

Resumo

- Consultar as instruções

Descrição

Sinal de atenção

- Sinal de atenção geral
- Consultar as instruções



- Atenção! Tensão elétrica perigosa



- Atenção! Superfície quente



- Atenção! Substâncias inflamáveis

1.3.3 Utilização adequada



O sistema termorregulador é operado em ambientes potencialmente explosivos MORTE POR EXPLOSÃO

NÃO montar ou colocar o termorregulador em funcionamento em uma zona ATEX.



Utilização inadequada

FERIMENTOS E DANOS MATERIAIS GRAVES

- O manual de instruções deve ser guardado em um local de fácil acesso e nas imediações do termorregulador.
- > Apenas pessoas devidamente qualificadas devem ser autorizadas a operar o termorregulador.
- Os operadores devem receber um treinamento específico sobre o funcionamento e operação do termorregulador.
- > Controlar se os operadores leram e compreenderam o manual de instruções.
- > Definir as competências inequívocas para os vários operadores.
- A entidade operadora deve disponibilizar aos operadores o respectivo equipamento de protecão pessoal.
- É fundamental cumprir as prescrições de segurança da entidade operadora que visam a proteção da vida e saúde, bem como a minimização de possíveis danos!

AVISO

Alterações no termorregulador por terceiros

DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

- > Não são permitidas alterações técnicas no termorregulador por terceiros.
- > A Declaração de Conformidade UE do termorregulador perde sua validade, se forem efetuadas alterações sem o consentimento prévio da Huber.
- > Apenas técnicos qualificados, que tenham recebido treinamento pela Huber, estão autorizados a realizar alterações, reparos e trabalhos de manutenção.
- > É fundamental ter em atenção que:
- > O termorregulador seja somente utilizado em perfeitas condições técnicas!
- A colocação em funcionamento e os trabalhos de reparo sejam somente realizados por técnicos qualificados!
- > Os equipamentos de segurança não sejam curto-circuitados, desativados ou desmontados!

O termorregulador somente pode ser utilizado para o controle de temperatura, conforme especificado no manual de instruções.

O sistema termorregulador foi concebido para o uso industrial. Com o sistema termorregulador é feito o controle de temperatura de aplicações laboratoriais ou industriais como, por exemplo, reatores de vidro ou metal. Refrigeradores de fluxo e banhos de calibragem devem ser utilizados exclusivamente em combinação com sistemas termorreguladores Huber. São utilizados termofluidos que são compatíveis com o sistema completo. A potência de refrigeração ou de aquecimento é realizada nas conexões da bomba ou, se existente, no banho de termostático. As especificações técnicas devem ser consultadas na ficha técnica. \rightarrow A partir da página 104, ponto »Apêndice«. O sistema termorregulador deve ser instalado, configurado e operado em conformidade com as instruções constantes neste manual de instruções. Todo e qualquer desrespeito pelas instruções constantes neste manual de instruções é considerado uma utilização inadequada. O sistema termorregulador foi concebido em conformidade com os últimos avanços técnicos e cumpre todos os regulamentos técnicos de segurança em vigor. Seu sistema termorregulador está equipado com equipamentos de segurança.

1.3.4 Aplicação errada previsível

AVISO

O termorregulador é operado fora de suas especificações

DANOS MATERIAIS DEVIDO A ENVELHECIMENTO/FADIGA PREMATURA DO MATERIAL DO TROCADOR DE CALOR DE PLACAS

- Não operar o termorregulador permanentemente e simultaneamente em períodos muito dinâmicos e curtos com alterações de temperatura elevadas e repetitivas.
- A garantia perde sua validade se o termorregulador for exposto às condições supracitadas.
- > A firma Huber oferece soluções técnicas qualitativas para estes tipos de aplicações.



Sem o armário Ex px, o sistema termorregulador / acessório NÃO cumpre as especificações de proteção contra explosão e NÃO pode ser montado ou colocado em funcionamento dentro de uma zona ATEX. Durante a operação de um sistema termorregulador / acessório, em combinação com um armário Ex px, é fundamental consultar e respeitar os avisos constantes no apêndice (ponto "Operação ATEX"). O apêndice existe apenas para um termorregulador / acessório que é fornecido com um armário Ex px. Se este apêndice faltar, deve-se contatar imediatamente o serviço de apoio ao cliente. → Página 102, ponto »Dados de contato«.

_ huber

Capítulo 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES

INFORMAÇÃO

Os termorreguladores Unistat T305, T305 HT, T305w HT não estão equipados com trocadores de calor de placas.

NÃO é permitida a utilização como produto clínico (p. ex. processo de diagnóstico in vitro) ou para o controle de temperatura direto de produtos alimentares.

O termorregulador não pode ser utilizado para mais **NENHUM** fim, que não seja o controle de temperatura especificado no manual de instruções.

O fabricante **NÃO** se responsabiliza por quaisquer danos que sejam resultado de **alterações técnicas** no sistema termorregulador, **manejo inadequado** ou utilização do termorregulador **ignorando** as instruções do manual de instruções.

1.4 Entidade operadora e operadores – Obrigações e requisitos

1.4.1 Obrigações da entidade operadora

O manual de instruções deve ser guardado em um local de fácil acesso e nas imediações do termorregulador. Apenas operadores devidamente qualificados (p. ex. operador da máquina, químico, CTA, físico, etc.) estão autorizados a operar a máquina. Os operadores devem receber um treinamento específico sobre o funcionamento e operação do termorregulador. Controlar se os operadores leram e compreenderam o manual de instruções. Definir competências inequívocas para os vários operadores. A entidade operadora deve disponibilizar aos operadores o respectivo equipamento de proteção pessoal.

- A entidade operadora deve instalar por baixo do termorregulador uma tina de gotejamento para água de condensação / termofluido.
- A utilização de uma tina de recolha pode ser prescrita pela legislação nacional, para a instalação do termorregulador (incl. acessórios). A entidade operadora deve verificar as prescrições nacionais e locais em vigor e, se necessário, aplicar.
- O termorregulador cumpre todos os padrões de segurança em vigor.
- O sistema do cliente, no qual nosso termorregulador é instalado, também deve cumprir todos os requisitos de segurança.
- A entidade operadora deve conceber e construir o sistema, de modo a garantir sua segurança.
- A Huber não é responsável pela segurança do sistema do cliente. A entidade operadora é responsável pela segurança do sistema.
- Apesar de o termorregulador fornecido pela Huber cumprir todas as normas de segurança em vigor, sua montagem em outro sistema pode implicar perigos, os quais estão relacionados com a estruturação e disposição do sistema e que não podem ser controlados pela Huber
- O integrador do sistema é responsável pela segurança do sistema completo, em qual o termorregulador é instalado.
- De modo a facilitar a instalação segura no sistema, bem como a manutenção do termorregulador, é possível bloquear o >Interruptor principal< [36] (se existente) na posição "Off". A entidade operadora deve desenvolver e implementar um procedimento para o bloqueio / identificação após a desconexão da fonte de energia. Esse procedimento deve cumprir as prescrições locais em vigor (p. ex. CFR 1910.147 para os EUA).</p>

1.4.1.1 Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis

Respeitar a legislação nacional em vigor que regulamenta os procedimentos e regras de descarte. Contatar uma empresa especializada se tiver dúvidas relacionadas com o descarte de materiais específicos.

Resumo

)	Material/Meios auxiliares	Descarte/Limpeza	
Material de embalagem Guardar o material de embalagem para uma utilização fut		Guardar o material de embalagem para uma utilização futura (p. ex. transporte).	
Termofluido rança do respectivo termofluido.		As medidas para o descarte correto devem ser consultadas na ficha técnica de segurança do respectivo termofluido. Utilizar os recipientes originais do termofluido para o descarte.	
	Acessórios de enchi- mento, p. ex., um copo	Limpar os acessórios de enchimento para uma utilização futura. Prestar atenção para que os produtos de limpeza e meios auxiliares sejam descartados corretamente.	

Material/Meios auxiliares	Descarte/Limpeza	
Meios auxiliares, p. ex. panos de limpeza	Os meios auxiliares que tenham sido utilizados para recolher termofluido vazado, devem ser descartados da mesma forma que o termofluido. Consoante o produto de limpeza aplicado, os meios auxiliares utilizados para a limpeza devem ser imediatamente descartados.	
Produto de limpeza, p. ex., produto de limpeza para aço inoxidável, detergente suave	As medidas para o descarte correto devem ser consultadas na ficha técnica de segurança do respectivo produto de limpeza. Para o descarte de grandes quantidades de produto de limpeza deve-se utilizar os recipientes originais.	
Consumíveis, p. ex., esteiras filtrantes do ar, mangueiras do circuito de controle de temperatura	As medidas para o descarte correto devem ser consultadas na ficha técnica do consumível utilizado.	

1.4.2 Requisitos exigidos aos operadores

Apenas técnicos devidamente qualificados e autorizados pela entidade operadora estão autorizados a trabalhar no termorregulador. A idade mínima dos operadores tem de ser de 18 anos de idade. Operadores com idades inferiores a 18 anos, apenas estão autorizados a operar o termorregulador sob a supervisão de um técnico qualificado. O operador é responsável pela segurança de terceiros, na respectiva área de trabalho.

1.4.3 Obrigações dos operadores

Ler atentamente o manual de instruções antes de operar ou manejar o termorregulador. Prestar especial atenção às prescrições de segurança. Utilizar sempre o equipamento de proteção pessoal durante a realização de trabalhos no termorregulador (p. ex. óculo de proteção, luvas de proteção, calçado antiderrapante).

1.5 Informações gerais

1.5.1 Descrição do posto de trabalho

O posto de trabalho se situa no painel de comando na frente do termorregulador. O posto de trabalho é definido pelo periférico conectado pelo cliente. Este deve ser estruturado de forma segura pela entidade operadora. A estruturação do posto de trabalho deve ser também elaborada segundo os respectivos requisitos da lei do trabalho BetrSichV e da avaliação de riscos do posto de trabalho.

1.5.2 Equipamentos de segurança, segundo DIN 12876

A designação classificativa do termorregulador deve ser consultada na ficha técnica do apêndice.

Estruturação classificativa de termóstatos de laboratório e de banhos de laboratório

Designação classi- ficativa	Termofluido	Requisito técnico	Identificação ^{d)}
I	Incombustível ^{a)}	Proteção contra sobreaquecimento ^{c)}	NFL
II	Inflamável ^{b)}	Proteção ajustável contra sobreaqueci- mento	FL
III	Inflamável ^{b)}	Proteção ajustável contra superaqueci- mento e adicional proteção de nível baixo	FL

a) Por norma água; outros líquidos somente se estes não forem inflamáveis no range de temperatura de uma situação de erro.

b) Os termofluidos devem ter um ponto de combustão de ≥ 65 °C;


c) A proteção contra sobreaquecimento pode ser, por exemplo, assegurada por um sensor de nível adequado ou através de um dispositivo limitador da temperatura adequado.

d) Opcional consoante a escolha do fabricante.



Capítulo 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES

Resumo dos limites de temperatura

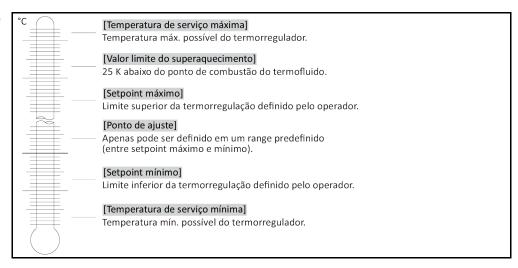

Combinação da proteção eletrônica contra superaquecimento e proteção de nível baixo

Este termorregulador foi equipado com uma proteção eletrônica contra superaquecimento e proteção de nível baixo. Em detrimento de um interruptor de boia mecânico são utilizados sensores de temperatura na superfície das resistências de aquecimento. Estes controlam um possível superaquecimento nesta potencial fonte de ignição e garantem que o controle reduz as temperaturas das resistências de aquecimento para valores seguros (ponto de combustão do termofluido). Na >Tela tátil < [88] é exibida a respectiva mensagem.

Assim sendo, deixam de ser necessárias ferramentas mecânicas para a regulação dos valores de acionamento da proteção contra superaquecimento. Estas são substituídas por uma ferramenta técnica de software. O ajuste do valor limite da proteção contra superaquecimento somente pode ser realizado se tiver sido corretamente inserido um código previamente fornecido pelo "Pilot ONE". Desta forma é evitado um ajuste inadvertido, como era frequente na ferramenta mecânica.

Proteção de nível baixo

A proteção de nível baixo é realizada através de um sensor de pressão no circuito do fluido. A bomba assegura, juntamente com o termofluido, a pressão necessária no sensor de pressão. Ar no sistema (nível de enchimento baixo, purga insuficiente) provoca a descida da pressão para valores inferiores ao ajustado no sensor de pressão. O controle de temperatura e a circulação são interrompidos.

Segurança do processo

O fundamento deste modo operativo de superaquecimento consiste na procura por uma proteção complementar do operador e da instalação. Nos equipamentos de proteção convencionais é realizada uma desativação de todos os polos, assim que for atingido o valor de acionamento da proteção contra superaquecimento. Visto que o valor de acionamento da proteção contra superaquecimento está, por norma, ajustado acima do setpoint de controle, isto pode implicar que o processo seja exposto a uma temperatura superior à capacidade de refrigeração da respectiva máquina de refrigeração. Através da desativação do termorregulador é eliminada a única possibilidade disponível para a retirada de calor do processo. Consequentemente a temperatura pode continuar subindo e os componentes da instalação podem atingir temperaturas inadmissíveis, que podem destruir o material e originar elevados riscos para a saúde das pessoas devido a uma passagem de um estado líquido para gasoso. No modo operativo Segurança do processo o alcance do valor de acionamento, na proteção contra superaquecimento, é identificado pelo controle, o qual libera a refrigeração. O requisito para este modo operativo é o ajuste do compressor em Sempre ligado ([Ajustes do sistema] > [Ajustes Energia/ECO] > [Compressor LIGADO/DESLIGADO/AUTO] > [Sempre ligado]). Mesmo que a temperatura continue aumentando, a máquina de refrigeração aplicará sua capacidade máxima de refrigeração para reduzir ao máximo o aumento do aquecimento. Consultar obrigatoriamente: → A partir da página 54, ponto »Ajustar a proteção contra superaquecimento (SA)«.

1.5.3 Outros equipamentos de proteção

INFORMAÇÃO

Plano de emergência – Interromper a alimentação elétrica!

O tipo de botão ou a combinação de botões instalada em seu termorregulador, pode ser consultada no esquema de conexão. \rightarrow A partir da página 104, ponto »**Apêndice**«.

Termorreguladores com >Interruptor principal< [36] (vermelho/amarelo ou cinzento): ajustar o >Interruptor principal< [36] em "0".

Termorreguladores com >Interruptor principal [36] (vermelho/amarelo) e adicional >Interruptor [37] (cinzento): ajustar o >Interruptor principal [36] em "0". Ajustar seguidamente o >Interruptor [37] em "0".

Termorreguladores com >Interruptor principal < [36] (cinzento) e >Botão de Desativação de Emergência < [70] (vermelho/amarelo): premir o >Botão de Desativação de Emergência < [70]. Ajustar seguidamente o >Interruptor principal < [36] em "0"!

Termorreguladores com >Interruptor de alimentação< [37]: fornecimento de energia através de uma tomada: desconectar o termorregulador da rede elétrica. Ajustar seguidamente o >Interruptor de alimentação< [37] em "0". Fornecimento de energia através de ligação fixa: separar a alimentação da rede elétrica através do dispositivo secionador da instalação elétrica do edifício. Ajustar seguidamente o >Interruptor de alimentação< [37] em "0".

Termorreguladores sem interruptor ou na carcaça: conexão através de tomada: desconectar o termorregulador da rede elétrica. Conexão através da ligação fixa: separar a alimentação da rede elétrica através do dispositivo secionador da instalação elétrica do edifício!

1.5.3.1 Interrupção de energia

Após uma falha da corrente elétrica (ou durante a ativação do termorregulador), é possível definir nesta função o comportamento do termorregulador. Este comportamento pode ser definido através do "Pilot ONE".

Off/Standby (ajuste padrão)

O controle de temperatura somente é iniciado através de uma entrada manual, após a ativação do termorregulador.

On/Controle de temp. ativo

O controle de temperatura é sempre iniciado após a ativação do termorregulador. Durante alguns segundos é exibida uma informação (INFO). Desta forma é possível suprimir a inicialização automática.

Falha de energia Auto.

Se o controle de temperatura tiver estado ativo durante uma falha da corrente elétrica, este é automaticamente retomado após a falha da corrente elétrica.

1.5.3.2 Funções de alarme

Um alarme é um estado da instalação que comunica condições de operação desfavoráveis. O termorregulador pode ser programado de forma que o operador da instalação seja informado, assim que forem superados determinados valores limite.

É possível definir o comportamento do termorregulador durante um alarme. Possíveis reações são: desativação do controle de temperatura ou regular para um setpoint (2.º setpoint) seguro.

1.5.3.3 Mensagens de atenção


As mensagens de atenção incluem uma mensagem sobre uma irregularidade no termorregulador. Estas mensagens não têm quaisquer consequências. O operador da instalação avalia a relevância da mensagem e toma eventuais medidas.

Capítulo 1




1.6 Ilustrações exemplificativas das variantes de refrigeração


Exemplo: resfriamento a ar e água

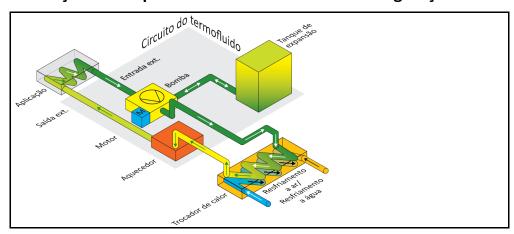

Resfriamento a ar: entrada de ar

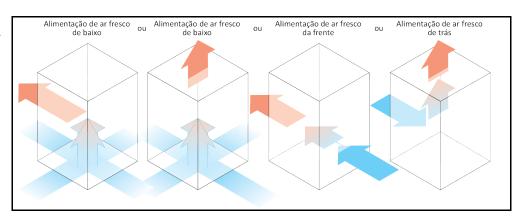

Resfriamento a água conexão da água

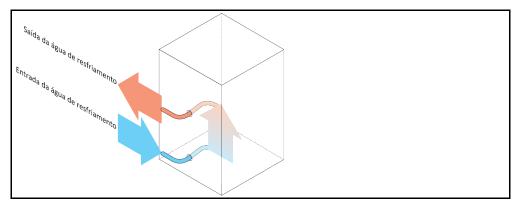

1.6.1 Consequências de uma dissipação insuficiente da energia

Ar ambiente/Água de resfriamento

Ar ambiente/Água de resfriamento Consequências, por exemplo, por sujeira nas lamelas do condensador, uma distância insuficiente do termorregulador em relação à parede /parede da tina, ar ambiente/água de resfriamento demasiado quente, pressão diferencial insuficiente da água de resfriamento, sujeira no filtro em U: a energia recebida não pode ser completamente transferida para o ar ambiente/água de resfriamento.

Circuito do termofluido

Consequências de um débito de energia insuficiente do termofluido: o termofluido evacua limitadamente a energia de sua aplicação.

Aplicação

Consequência de um débito de energia insuficiente da aplicação: a energia produzida em sua aplicação (exotermia) não é mais corretamente evacuada.

Termorregulador

Assim que for alcançado o valor superior (temperatura ambiente máx. admissível) o termorregulador é desligado.

Termorreguladores com circuito do agente refrigerante: para a adaptação perfeita à potência do sistema, o termorregulador é equipado com uma válvula de expansão de comando eletrônico. Dentro da gama da temperatura ambiente permitida, a válvula de expansão disponibiliza sempre a capacidade de resfriamento máx. possível.

Capítulo 2 M

2 Colocação em funcionamento

2.1 Transporte dentro das instalações da entidade operadora

ATENÇÃO

O termorregulador não é transportado/movimentado de acordo com as instruções neste manual de instruções

MORTE OU FERIMENTOS GRAVES CAUSADOS POR ESMAGAMENTO

- > Transportar/movimentar o termorregulador apenas consoante as instruções neste manual de instruções.
- > Utilizar equipamento de proteção pessoal durante o transporte.
- > Durante o transporte do termorregulador sobre roletes (se disponível) deve estar presente o número de pessoas especificado.
- Se o termorregulador estiver equipado com roletes, incl. freios de imobilização: Durante o deslocamento do termorregulador estão sempre acessíveis 2 freios de imobilização. Estes 2 freios de imobilização devem ser acionados em situações de emergência! Se em uma situação de emergência nos roletes apenas for acionado um freio de imobilização: O termorregulador não é imobilizado e gira em torno do próprio eixo do rolete com o freio de imobilização acionado!

AVISO

O termorregulador é transportado deitado DANOS MATERIAIS NO COMPRESSOR

> Transportar o termorregulador somente de pé.

AVISO

Termorregulador cheio é transportado

DANOS MATERIAIS DEVIDO A VERTIMENTO DO TERMOFLUIDO

- Transportar somente termorregulador vazio
- Se disponíveis, se deve utilizar os olhais (na parte superior) para o transporte do termorregulador.
- Utilizar para o transporte um carro industrial de movimentação de carga.
- Os roletes (se disponíveis) no termorregulador não são adequados para um transporte. Os roletes de transporte são carregados simetricamente com 25 % da massa total do termorregulador.
- Remover o material de embalagem (p. ex. palete) somente no local de instalação.
- Proteger o termorregulador contra danos materiais.
- Não transportar o termorregulador sozinho e nunca sem meios auxiliares.
- Controlar a capacidade de carga do piso, ao longo do percurso de transporte, e do local de instalação.
- Antes de ligar o termorregulador deve-se acionar os freios de imobilização nos roletes (se disponíveis) e/ou os pés (se disponíveis) devem ser desenroscados/ativados. → Página 34, ponto »Desenroscar/ativar os pés (se disponíveis)«.
- Nos termorreguladores com proteção de transporte é fundamental consultar: → Página 25, ponto »Proteção de transporte«.

2.1.1 Levantar e transportar o termorregulador


2.1.1.1 Termorregulador com ilhós de transporte

AVISO

O termorregulador é levantado nos ilhós de transporte, sem mecanismo de suspensão de carga DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

- ➤ Utilizar um mecanismo de suspensão de carga para levantar e transportar o termorregulador.
- Os ilhós de transporte foram projetados para uma carga sem ângulo de inclinação (0°).
- O mecanismo de suspensão de carga utilizado deve ter as dimensões necessárias. As dimensões e o peso do termorregulador devem ser considerados.

Exemplo: ilhós de transporte (redondo, angular, embutido (da esq. para a dir.))

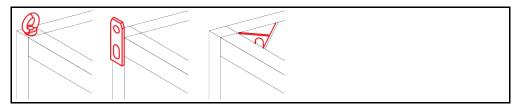


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Capítulo 2

- Não transportar o termorregulador sozinho nos ilhós de transporte e nunca sem meios auxiliares.
- Levantar e transportar o termorregulador nos ilhós de transporte somente com um guindaste ou com um carro industrial de movimentação de carga.
- O guindaste ou o carro industrial de movimentação de carga deve ter uma capacidade de içamento que corresponda, pelo menos, ao peso do termorregulador. O peso do termorregulador deve ser consultado na ficha técnica. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.
- Se os pés tiverem sido desmontados para a expedição: Somente descer o termorregulador, se todos os pés tiverem sido montados. → Página 24, ponto »Montar/desmontar os pés«.

2.1.1.2 Termorregulador sem ilhós de transporte

Exemplo: pontos de apoio para os braços da empilhadeira nos modelos de pé, a partir de uma dimensão específica. A posição exata deve ser consultada no esquema de conexão no apêndice.

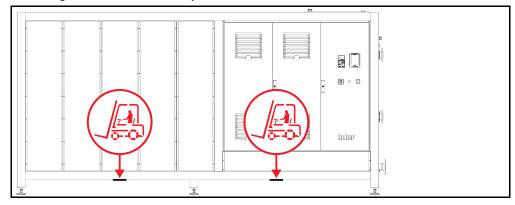

- Não transportar/içar o termorregulador sozinho e nunca sem meios auxiliares.
- Somente içar e transportar o termorregulador com um carro industrial de movimentação de carga.
- O carro industrial de movimentação de carga deve ter uma capacidade de içamento que corresponda, pelo menos, ao peso do termorregulador. O peso do termorregulador deve ser consultado na ficha técnica. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.
- Se os pés tiverem sido desmontados para a expedição: Somente descer o termorregulador, se todos os pés tiverem sido montados. → Página 24, ponto »Montar/desmontar os pés«.

2.1.2 Montar/desmontar os pés


Somente válido, se os pés tiverem sido desmontados para a expedição.



O termorregulador não é protegido contra deslizamento e/ou descida MORTE OU FERIMENTOS GRAVES CAUSADOS POR ESMAGAMENTO

- Antes de montar os pés, proteger o termorregulador contra um deslizamento e/ou descida.
- Não permanecer, de pé ou deitado, sob o termorregulador para realizar a montagem.

Exemplo: instalar os pés

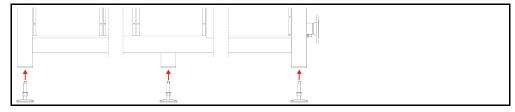

INFORMAÇÃO

Os pés foram desmontados para a expedição do termorregulador. Antes de pousar/posicionar o termorregulador, todos os pés têm que ser montados. Se o termorregulador for novamente expedido: desmontar todos os pés antes de embalar.

- Os pés somente podem ser montados com o termorregulador levantado.
- Proteger o termorregulador contra um deslizamento e/ou descida.
- Durante a montagem dos pés, não permanecer, de pé ou deitado, sob o termorregulador.
- Somente descer o termorregulador, se todos os pés tiverem sido montados.

Capítulo 2

2.1.3 Posicionar o termorregulador

2.1.3.1 Termorregulador com roletes

- Não utilizar os roletes para o transporte até ao local de instalação. → Página 23, ponto »Levantar e transportar o termorregulador«.
- Utilizar os roletes exclusivamente para o posicionamento final no local de instalação.
- O termorregulador somente deve ser deslocado sobre os roletes, se o respectivo piso for plano, sem inclinação, antiderrapante e tiver uma capacidade de carga adequada.
- Não transportar o termorregulador sozinho.
- Para a movimentação do termorregulador sobre os roletes são necessárias pelo menos 2 pessoas.
 Se o peso total do termorregulador for superior a 1,5 toneladas, serão necessárias pelo menos 5 pessoas para transportar o termorregulador sobre roletes.
- Antes de ligar o termorregulador deve-se acionar os freios de imobilização nos roletes e/ou os pés (se disponíveis) devem ser desenroscados/ativados. → Página 34, ponto »Desenroscar/ativar os pés (se disponíveis)«.

2.1.3.2 Termorregulador sem roletes

- Para posicionar o termorregulador deve ser utilizado um carro industrial de movimentação de carga.
- Não transportar o termorregulador sozinho.
- Para transportar o termorregulador são necessárias pelo menos 2 pessoas.
- O carro industrial de movimentação de carga deve ter uma capacidade de içamento que corresponda, pelo menos, ao peso do termorregulador. O peso do termorregulador deve ser consultado na ficha técnica. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.
- Antes de ligar o termorregulador, deve-se ativar/desenroscar os pés para fora (se disponíveis).
 → Página 34, ponto »Desenroscar/ativar os pés (se disponíveis)«.

2.2 Proteção de transporte

AVISO

Colocação em funcionamento com proteção de transporte ativada DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

- Controlar a posição das proteções de transporte.
- Antes de proceder à colocação em funcionamento do termorregulador, é necessário ajustar as proteções de transporte do compressor na posição de operação.

Os termorreguladores listados na tabela seguinte estão equipados com proteções de transporte para o compressor. Estas proteções de transporte devem ser desativadas antes da colocação em funcionamento do termorregulador e devem ser ativadas antes de transportar o termorregulador para outro local de instalação.


Variantes específicas resp., variantes dos termorreguladores podem diferir das informações listadas na tabela. Estes termorreguladores estão munidos de um autocolante, junto da placa de características, que contém informações sobre a proteção de transporte utilizada.

Resumo das proteções de transporte

ŝ	Termorreguladores	Proteção de transporte
0	- Unimotive 0x, 1x, 2x, 3x - Todos os modelos de mesa Unistat - Série Unistat: 4xx; 5xx; 7xx; 8xx; 90x; 91xw (resfriamento a água); 1005w; 1015w	Sem
	- Série Unistat: 61x; 62x; 63x; 640; 68x; 91x (resfriamento a ar); 92x, 93x	Tipo A
	- Série Unistat: 645; 650	Тіро В
	- Série Unistat: 680w spez	Tipo C
	- Série Unistat: 95x	Tipo A e tipo B

2.2.1 Proteção de transporte do tipo A

Figura da proteção de transporte

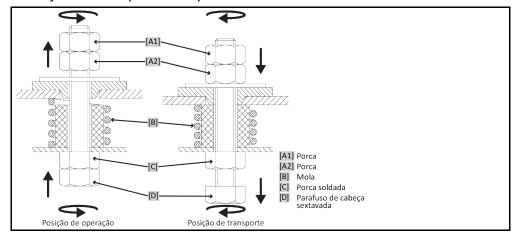

INFORMAÇÃO

Não é possível acessar a proteção de transporte por baixo ([C] + [D]) em todos os termorreguladores. Nos termorreguladores equipados com base de transformador, é necessário remover parte do revestimento e liberar ou fixar a proteção de transporte a partir de cima ([A1] + [A2]).

Para controlar a proteção de transporte, é necessário remover o revestimento no termorregulador.

2.2.1.1 Desapertar a proteção de transporte (posição de operação)


De baixo: rodar o >Parafuso de cabeça sextavada (D) na parte inferior do termorregulador, com uma chave de caixa AC17 para cima (no sentido anti-horário) e apertar na >Porca soldada (C) (manualmente). De cima (após desmontagem do revestimento): rodar a >Porca (A2) de cima, com chave de caixa AC17 (no sentido anti-horário), para cima e apertar na >Porca soldada (C) (manualmente).

2.2.1.2 Fixar a proteção de transporte (posição de transporte)

De baixo: rodar o >Parafuso de cabeça sextavada< [D] na parte inferior do termorregulador, com uma chave de caixa AC17 para baixo (no sentido horário) e apertar nas duas contraporcas (manualmente). De cima (após a desmontagem do revestimento): rodar a >Porca< [A1] de cima com uma chave de caixa AC17 para baixo (no sentido horário) e apertar as duas contraporcas (manualmente).

2.2.2 Proteção de transporte do tipo B

Figura da proteção de transporte do **tipo B**

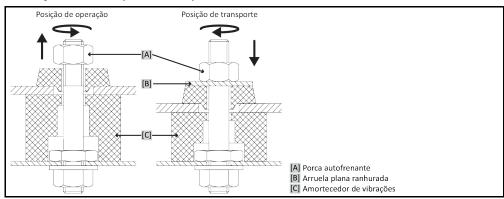

Remover os revestimentos laterais no termorregulador, para liberar ou fixar a proteção de transporte.

2.2.2.1 Desapertar a proteção de transporte (posição de operação)

Liberar a **>Porca autofrenante<** [A] até ser possível retirar a **>Arruela plana ranhurada<** [B]. Retirar a **>Arruela plana ranhurada<** [B].




Capítulo 2 MANUAL DE INSTRUÇÕES

2.2.2.2 Fixar a proteção de transporte (posição de transporte)

Posicionar uma >Arruela plana ranhurada< [B] por baixo da >Porca autofrenante< [A]. Apertar a >Porca autofrenante< [A] até o >Amortecedor de vibrações< [C] ser comprimido em aprox. 1 até 2 mm.

2.2.3 Proteção de transporte do tipo C

Exemplo: proteção de transporte do **tipo C**

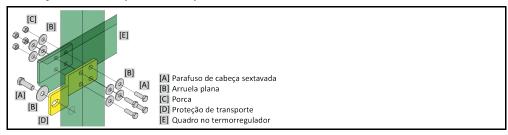

Remover os revestimentos laterais no termorregulador, para liberar ou fixar a proteção de transporte.

2.2.3.1 Desapertar a proteção de transporte do tipo C

Desapertar o >Parafuso de cabeça sextavada< [A] da >Porca< [C]. Remover o >Parafuso de cabeça sextavada< [A], a >Arruela plana< [B], a >Proteção de transporte< [D] e a >Porca< [C] do termorregulador. Guardar todos os componentes para uma utilização posterior.

2.2.3.2 Apertar a proteção de transporte do tipo C

Montar o >Parafuso de cabeça sextavada< [A], a >Arruela plana< [B], a >Proteção de transporte< [D], a >Arruela plana< [B] e a >Porca< [C] no interior do termorregulador.

2.3 Desempacotar



Colocação em funcionamento de um termorregulador danificado PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO

- > Não colocar em funcionamento um termorregulador danificado.
- ➤ Contatar o serviço de apoio ao cliente. → Página 102, ponto »Dados de contato«.

PROCEDIMENTO

- > Ter atenção a danos na embalagem. Danos na embalagem podem ser indícios para danos materiais no termorregulador.
- > Controlar o termorregulador relativamente a danos de transporte durante o desempacotamento.
- Contatar exclusivamente a empresa transportadora para regular eventuais reclamações de danos
- ➤ Assegurar o descarte correto do material de embalagem. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.

2.4 Condições ambiente



Condições ambiente inadequadas / Instalação incorreta

FERIMENTOS GRAVES POR ESMAGAMENTO

➤ Cumprir todas as instruções! → Página 27, ponto »Condições ambiente« e → página 29, ponto »Condições de instalação«.

INFORMAÇÃO

Assegurar que no local de instalação existe uma alimentação adequada de ar fresco para a bomba de circulação e os compressores. O ar de exaustão quente deve ser evacuado livremente para cima.

Modelos de pé

Consultar os dados de conexão na ficha técnica. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.

INFORMAÇÃO

Somente válido para modelos de pé:

Para realizar trabalhos no interior do termorregulador, e consoante os trabalhos de manutenção necessários, pode ser necessária uma distância entre o aparelho e a respectiva parede de 50 até 200 cm. Se for necessário deslocar o termorregulador para a realização de trabalhos de manutenção: → Página 23, ponto »Transporte dentro das instalações da entidade operadora«.


Adicionalmente válido para modelos de pé com >Armário de distribuição< [118]:
Para permitir a abertura das portas do armário de distribuição, no local de instalação, é necessária uma distância da parede de 150 até 200 cm. As portas do armário de distribuição somente abrem 90°. A posição exata do >Armário de distribuição< [118] deve ser consultada no esquema de conexão. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.

A utilização do termorregulador somente é permitida em condições ambiente normais, segundo a norma DIN EN 61010-1 em vigor.


- Utilização somente em recintos fechados. A intensidade luminosa deve ser de, pelo menos, 300 lx.
- Altura de instalação até 2.000 metros acima do nível do mar.
- Respeitar a distância especificada em relação à parede e teto, a fim de garantir uma circulação adequada do ar (evacuação do calor residual, alimentação de ar fresco para o termorregulador e o recinto de trabalho). Assegurar uma distância adequada entre o termorregulador e o chão, se este estiver equipado com um resfriamento a ar. Não operar este termorregulador dentro da caixa de transporte ou em uma tina muito pequena, de modo a evitar bloqueios da circulação do ar.
- Os valores para a temperatura ambiente devem ser consultados na ficha técnica; o cumprimento das condições ambiente é fundamental para um funcionamento sem falhas.
- Umidade relativa no ar máxima de 80 % até 32 °C e até 40 °C linear com descida até 50 %.
- Curta distância das conexões de alimentação.
- O termorregulador não pode ser instalado de forma que o acesso ao dispositivo secionador (rede elétrica) seja dificultado ou impedido.
- A amplitude da flutuação da tensão elétrica deve ser consultada na ficha técnica. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.
- Sobretensões transitórias, tal como ocorrem normalmente no sistema de fornecimento elétrico.
- Classe de instalação 3
- Grau de sujeira correspondente: 2.
- Categoria de sobretensão II.

Consultar: → Página 21, ponto »Ilustrações exemplificativas das variantes de refrigeração«.

Distâncias das paredes

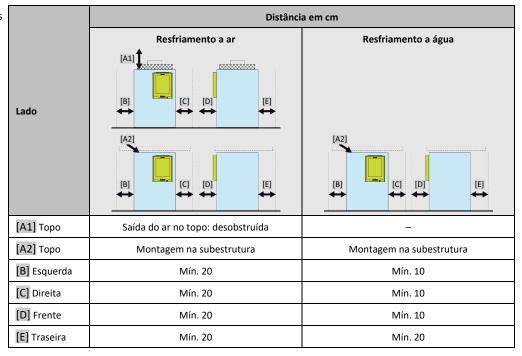

Capítulo 2 MANUAL DE INSTRUÇÕES

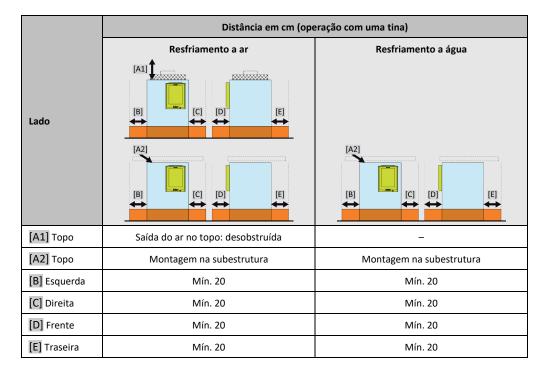

2.4.1 Avisos específicos CEM

INFORMAÇÃO

Informações gerais sobre os cabos de ligação

Requisitos para um funcionamento sem falhas dos termorreguladores, incl. as respectivas conexões com aplicações externas: a instalação e cablagem devem ser realizadas corretamente. Temas em questão: "Segurança elétrica" e "CEM – cablagem correta".

Comprimentos das linhas

Durante a instalação flexível/fixa de linhas com uma extensão superior a 3 metros deve-se prestar atenção aos pontos seguintes:

- Ligação equipotencial, aterramento (consultar a ficha informativa técnica "Compatibilidade Eletromagnética CEM")
- Cumprimento da proteção contra sobretensão/relâmpago "externa" e/ou "interna".
- Medidas de proteção construtivas, seleção correta dos cabos (resistência UV, proteção de tubos de aço, etc.)

Atenção:

A entidade operadora é responsável pelo cumprimento das diretrizes nacionais/internacionais e pela legislação em vigor. Isso inclui também a verificação da instalação/cablagem exigida legalmente e pelas normas em vigor.

Este aparelho é adequado para o funcionamento em "ambientes eletromagnéticos industriais". O aparelho cumpre os "requisitos de imunidade à interferência" da norma EN61326-1 em vigor, os quais são necessários para esses ambientes.

Além disso, o aparelho também cumpre os **"requisitos de supressão de pulsos parasitas"** para esses ambientes. Segundo a norma **EN55011** em vigor, se trata de um aparelho do **grupo 1** e da **classe A**.

O **grupo 1** estipula que a alta frequência (AF) somente é utilizada para o funcionamento do aparelho. A **classe A** define os valores limite de supressão de pulsos parasitas que devem ser cumpridos.

2.5 Condições de instalação



Termorregulador montado sobre o cabo de alimentação

MORTE DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO CAUSADO POR CABO DE ALIMENTAÇÃO DANIFICADO

Não posicionar o termorregulador em cima do cabo de alimentação.



Funcionamento de termorreguladores com rodas, sem freios ativados PERIGO DE ESMAGAMENTO DOS MEMBROS DO CORPO

- Ativar os freios nas rodas.
- O termorregulador necessita de um período de aclimatização de aprox. 2 horas após a troca de um ambiente frio para um ambiente quente (ou vice-versa). Não ligar o termorregulador antes da aclimatização!
- Instalar na vertical, de forma estável e sem perigo de tombamento.
- Posicionar a máquina sobre uma base ignífuga e devidamente resistente.
- Manter o ambiente limpo: prevenir perigo de deslizamento e de tombamento.
- Se a máquina estiver equipada com rodas, estas devem ser frenadas após a instalação!
- Eventual termofluido vertido ou fugas de termofluido devem ser imediatamente recolhidos e descartados corretamente. Assegurar o descarte correto do termofluido e dos consumíveis.
 → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.
- Ter atenção ao pormenor da resistência do piso, em caso de máquinas de grande dimensão.
- Ter atenção às condições ambiente.

2.6 Mangueiras de controle de temperatura e de água de resfriamento recomendadas



Utilização de mangueiras inadequadas/com defeito e/ou uniões de mangueiras FERIMENTOS

- > Termofluido
- > Utilizar mangueiras e/ou uniões de mangueiras corretas.
- Controlar regularmente a estanqueidade e a qualidade das mangueiras e uniões de mangueiras e, se necessário, tomar as medidas necessárias (substituição).
- Isolar e proteger as mangueiras do circuito de controle de temperatura contra o contato direto/esforços mecânicos.
- Água de resfriamento
- Para requisitos de segurança mais elevados têm que ser utilizados tubos blindados.
- Fechar sempre a alimentação da água de resfriamento para o termorregulador, até mesmo durante desativações curtas (p. ex. durante a noite).



Termofluido e superfícies quentes ou frias

QUEIMADURAS NOS MEMBROS

- > Evitar o contato direto com o termofluido ou as superfícies.
- Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperaturas, óculo de proteção, calçado de segurança).



Formação descontrolada de gelo nas conexões e mangueiras do circuito do termofluido PERIGO DE DESLIZAMENTO E DE TOMBAMENTO

- Se a termorregulação for realizada a temperaturas negativas, forma-se gelo nas mangueiras e nas conexões do circuito do termofluido. Isso acontece devido à condensação e congelamento da umidade no ar.
- Verificar a intensidade de formação do gelo. Se a formação do gelo for excessiva, isso aumenta o risco de tombamento do termorregulador. Nesses casos, o termorregulador deve ser protegido contra tombamento.
- Controlar por baixo da formação do gelo a existência de água condensada no piso. Coletar a água de condensação com um recipiente adequado ou removê-la minuciosamente e regularmente. Assim você previne o perigo de deslizamento, causado pela água de condensação.

Para a conexão de aplicações utilizar exclusivamente mangueiras do circuito de controle de temperatura que sejam compatíveis com o respectivo termofluido utilizado. Durante a escolha das mangueiras do circuito de controle de temperatura se deve ter também em atenção ao range de temperatura em que as mangueiras são utilizadas.



Capítulo 2 MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Para a utilização do termorregulador recomendamos exclusivamente a utilização de mangueiras do circuito de controle de temperatura isoladas. A entidade operadora é responsável pelo isolamento da valvularia de conexão.
- Para a conexão à alimentação da água de resfriamento é aconselhada a utilização exclusiva de tubos blindados. Mangueiras para a água de resfriamento e mangueiras do circuito de controle de temperatura isoladas podem ser adquiridas através do catálogo Huber, no capítulo dos acessórios.

2.7 Aberturas de chave (AC) e torques

Ter atenção às aberturas de chave necessárias para a conexão da bomba no termorregulador. A tabela seguinte tem uma listagem das conexões da bomba e das respectivas aberturas de chave, bem como dos torques necessários. No final tem que ser sempre realizado um teste de estanqueidade e eventualmente reapertada a conexão. Os valores dos torques máximos (ver tabela) **não** podem ser superados.

Resumo das aberturas de chave e torques

Conexão	Abertura de chave para porca de capa	Abertura de chave para bocal de conexão	Torques recomen- dados em Nm	Torques máximos em Nm
M16x1	19	17	20	24
M24x1,5	27	27	47	56
M30x1,5	36	32	79	93
	36	36	79	93
M38x1,5	46	46	130	153
Rosca G (de veda- ção plana)	Adaptar o torque ao material do anel de vedação plano utilizado. Em uma primeira fase, se deve apertar manualmente a mangueira do circuito de controle de temperatura. Se forem utilizados adaptadores, na conexão de uma mangueira do circuito de controle de temperatura, a rosca G não deve ser sujeita a um esforço excessivo, de modo a evitar sua danificação (moer) na conexão da bomba. Durante a conexão de uma mangueira do circuito de controle de temperatura no adaptador, a rosca G deve ser protegida contra um esforço excessivo e consequente danificação (moer).			

2.8 Termorregulador com resfriamento a água



Cabos elétricos desprotegidos, por baixo do termorregulador, e com uma temperatura abaixo do ponto de condensação

MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO, DEVIDO À INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO FIO ELÉTRICO

- Com uma temperatura inferior ao ponto de condensação, pode ocorrer uma condensação no termorregulador e nas conexões da água de resfriamento. A condensação é causada através de elevadas concentrações de umidade no ar nos componentes condutores da água de resfriamento. Neste caso, a água de condensação é evacuada por baixo do termorregulador.
- Os cabos elétricos, diretamente por baixo do termorregulador, têm que estar devidamente protegidos contra infiltrações de líquidos.



Utilização de mangueiras inadequadas/com defeito e/ou uniões de mangueiras FERIMENTOS

- Termofluido
- > Utilizar mangueiras e/ou uniões de mangueiras corretas.
- Controlar regularmente a estanqueidade e a qualidade das mangueiras e uniões de mangueiras e, se necessário, tomar as medidas necessárias (substituição).
- Isolar e proteger as mangueiras do circuito de controle de temperatura contra o contato direto/esforços mecânicos.
- Água de resfriamento
- Para requisitos de segurança mais elevados têm que ser utilizados tubos blindados.
- Fechar sempre a alimentação da água de resfriamento para o termorregulador, até mesmo durante desativações curtas (p. ex. durante a noite).

AVISO

Nenhuma proteção contra corrosão

DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR


- A aplicação de inibidores de corrosão é obrigatória, se o circuito da água for sujeito a substâncias salinas (cloretos, brometos).
- Deve ser assegurada a resistência dos materiais instalados no circuito da água de resfriamento com a respectiva água de resfriamento. Os materiais usados devem ser consultados na ficha técnica. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.
- Assegurar a validade da garantia através da aplicação de medidas adequadas.
- > Informações sobre a qualidade da água podem ser consultadas em www.huber-online.com.

AVISO


Utilização de águas fluviais/do mar não-filtradas para o resfriamento a água DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

- > Águas fluviais/do mar não-filtradas são inadequadas para o resfriamento a água, devido a suas impurezas.
- Utilizar exclusivamente água municipal ou água fluvial/do mar devidamente filtrada para o resfriamento a água.
- Não é permitida a utilização de água do mar para o resfriamento a água.
- > Informações sobre a qualidade da água podem ser consultadas em www.huber-online.com.

Esquema de conexão

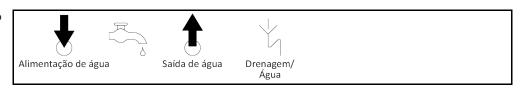

Instalar o filtro em U (somente modelos de mesa)

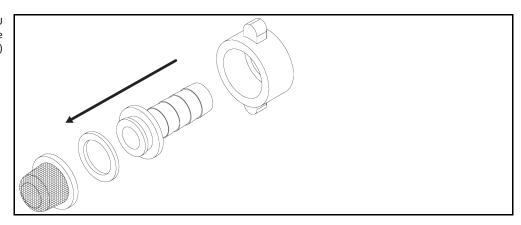

Preparação para o termorregulador com resfriamento a água:

INFORMAÇÃO

Para minimizar o consumo da água de resfriamento, os termorreguladores Huber com resfriamento a água são equipados com um controle da água de resfriamento. Este regula o consumo da água de resfriamento consoante as necessidades do termorregulador. Se for necessária uma menor capacidade de resfriamento, o sistema também consome menos água de resfriamento. Não é possível excluir a possibilidade de fluxo de água de resfriamento, se o sistema estiver desligado. Fechar sempre a alimentação da água de resfriamento para o termorregulador, até mesmo durante desativações curtas (p. ex. durante a noite).

Utilização de água potável para o resfriamento a água: um possível refluxo dos tubos do circuito da água de resfriamento tem que ser evitado nas instalações da entidade operadora. A entidade operadora deve verificar as prescrições nacionais e locais em vigor e, se necessário, aplicar.

A entidade operadora deve assegurar que a linha de adutora e de refluxo da água de resfriamento seja instalada sem perigo de congelamento. A temperatura da água de resfriamento nunca pode ser inferior a 3 °C. Com uma temperatura ambiente inferior a 3 °C é necessário aquecer a alimentação da água de resfriamento.

A pressão diferencial mínima no circuito da água de resfriamento e a temperatura de entrada da água de resfriamento recomendada devem ser consultadas na ficha técnica. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.



Capítulo 2 MANUAL DE INSTRUÇÕES

Prestar atenção ao esquema de conexão. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.

PROCEDIMENTO

- > Fechar (se existente) a > Drenagem da água de resfriamento < [15].
- Conectar a >Saída da água de resfriamento < [14] com o refluxo da água. Para isso deve ser utilizado um vedante.</p>
- > Posicionar o filtro em U (coletor de impurezas) na >Entrada da água de resfriamento < [13].
- Conectar a >Entrada da água de resfriamento < [13] com a linha adutora da água. Para isso deve ser utilizado um vedante.</p>

AVISO

Conexão da água de resfriamento com fugas

DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INUNDAÇÃO DOS RECINTOS FECHADOS (SALAS)

- Abrir lentamente as válvulas de fecho na linha adutora e de refluxo da água de resfriamento.
- Em caso de saída de água das conexões da água de resfriamento: fechar imediatamente a linha adutora e de refluxo da água de resfriamento.
- Assegurar conexões da água de resfriamento estanques.
- Abrir as válvulas de fecho da linha adutora da água no termorregulador (se disponível) e na instalação do edifício.
- Controlar a estanqueidade das conexões.

2.9 Termorregulador para instalação ao ar livre, incl. operação durante o inverno

AVISO

Termorregulador desligado com resfriamento a água, ao ar livre

DANOS MATERIAIS DEVIDO AO CONGELAMENTO DE ÁGUA NOS TUBOS DO CIRCUITO DA ÁGUA DE RESFRIAMENTO

- Deixar o termorregulador permanentemente ligado.
- Desligar o termorregulador apenas permanentemente, se o sistema termorregulador tiver sido desconectado do circuito da água de resfriamento e drenado, antes de ser exposto a temperaturas inferiores a 0 C.

AVISO

Termorregulador desligado, em uma instalação ao ar livre, com água servindo de termofluido DANOS MATERIAIS DEVIDO AO CONGELAMENTO DA ÁGUA NO TERMORREGULADOR

- A termorregulação tem que estar permanentemente ligada.
- ➤ Somente desligar permanentemente o termorregulador, se esse tiver sido completamente drenado a uma temperatura ambiente inferior a 0 ºC.

AVISO

O sistema termorregulador é desligado e novamente ligado a temperaturas inferiores ao ponto de condensação

DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR UM CURTO-CIRCUITO DEVIDO A FORMAÇÃO DE CONDENSADO NO ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO

- Deixar o termorregulador permanentemente ligado a temperaturas ambiente inferiores ao ponto de condensação.
- Se o termorregulador for desligado a temperaturas ambiente inferiores ao ponto de condensação: controlar a formação de condensado no interior do armário de distribuição. Voltar a ligar o termorregulador apenas após a eliminação do condensado.

AVISO

O termorregulador é ligado com uma carga de neve sobre o aparelho ou com o ventilador congelado

DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

- Não ligar o termorregulador com uma carga de neve sobre o aparelho ou com o ventilador congelado.
- Antes de ligar o termorregulador, remover a neve do aparelho.
- Antes de ligar o termorregulador, verificar se o ventilador está desbloqueado.

INFORMAÇÃO

O armário de distribuição do termorregulador está equipado com um aquecimento e um ventilador para sua instalação ao ar livre. Desta forma é evitada a formação de água de condensação no interior do armário de distribuição. Se o termorregulador for desligado a uma temperatura ambiente inferior ao ponto de condensação, a diferença de temperatura entre o armário de distribuição e o ambiente não pode ser compensada pelo aquecimento/ventilação. Seguidamente se forma condensação no armário de distribuição. Se o termorregulador for seguidamente ligado, é causado um curto-circuito no armário de distribuição.

Aplicável a modelos que foram concebidos para o funcionamento ao ar livre e durante o inverno!

Para permitir sua operação a partir de um laboratório ou escritório, o termorregulador está equipado com uma função de acesso remoto. Na parte lateral do termorregulador existe uma abertura para o cabo de extensão entre "Unistat Control ONE" e "Pilot ONE". Estas aberturas também podem ser utilizadas para a instalação dos cabos/linhas de sistemas opcionais como, por exemplo, Com.G@te, sensores externos, etc.

A entidade operadora deve instalar por baixo do termorregulador uma tina de gotejamento. A utilização de uma tina de recolha pode ser prescrita pela legislação nacional, para a instalação do termorregulador (incl. acessórios). A entidade operadora deve verificar as prescrições nacionais aplicáveis e, se necessário, aplicar.

2.10 Preparação para a operação

2.10.1 Desenroscar/ativar os pés (se disponíveis)



Os pés não são desenroscados/ativados antes do funcionamento do termorregulador MORTE OU FERIMENTOS GRAVES CAUSADOS POR ESMAGAMENTO

- Antes de ligar o termorregulador deve-se acionar os freios de imobilização nos roletes (se disponíveis) e/ou se deve desenroscar/ativar os pés.
- Se os freios de imobilização nos roletes (se disponíveis) e/ou os pés não estiverem desenroscados/ativados, o termorregulador pode deslocar-se sozinho.


Os pés devem ser desenroscados/ativados antes do funcionamento do termorregulador. Irregularidades no piso podem ser compensadas por estes pés.

PROCEDIMENTO

- > Controlar se os freios de imobilização foram ativados nos roletes (se disponíveis).
- Desenroscar os pés.
- > Compensar eventuais irregularidades no piso com os pés. Utilizar um nível de bolha de ar para alinhar o termorregulador na horizontal.
- Após o alinhamento do termorregulador deve-se apertar os parafusos de fixação nos pés. Desta forma, os pés ficarão imobilizados em altura, durante o funcionamento do termorregulador.

2.10.2 Abrir/fechar válvulas

Abrir e fechar as válvulas

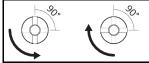

INFORMAÇÃO

Abrir válvulas:

Girar as válvulas no sentido horário para abrir (girar em 90° para a esquerda até ao batente). **Fechar as válvulas:**

Girar as válvulas no sentido horário (girar em 90° para a direita até ao batente).

PROCEDIMENTO

- Verificar se todas as válvulas estão fechadas.
- Fechar todas as válvulas, girando-as no sentido horário (girar em 90° para a direita até ao batente).

Capítulo 2 MANUAL DE INSTRUÇÕES

2.10.3 Fechar/abrir o tanque de expansão [18]

INFORMAÇÃO

O termorregulador é retroatualizado de série com uma haste de vedação opcional. A haste de vedação não é representada no esquema de conexão. \rightarrow A partir da página 104, ponto »Apêndice«. Se o termorregulador estiver equipado com válvulas de fecho, para uma eventual retroatualização, essas estão assinaladas no esquema de conexão pelo registro >Bloqueio tanque de expansão interno< [124].

INFORMAÇÃO

Em estado de fornecimento, o termorregulador está preparado para o uso de uma aplicação externa fechada. Assegurar uma operação segura, retroatualizando o termorregulador para a respectiva aplicação em uso.

Usar uma aplicação externa fechada:


- O >Tanque de expansão < [18] não pode ser fechado!
- O >Tanque de expansão < [18] tem que ser capaz de absorver e devolver o volume do termofluido variando consoante a temperatura.
- Se o >Tanque de expansão < [18] for fechado, a aplicação externa fechada é danificada pela sobrepressão incidente.

Usar uma aplicação externa aberta:

- O >Tanque de expansão < [18] tem que ser fechado!
- A aplicação externa aberta tem que ser capaz de absorver e devolver o volume do termofluido variando consoante a temperatura.
- O vazamento de termofluido do **>Tanque de expansão<** [18] e do **>Óculo de inspeção<** [23] (se existente) é evitado.

2.10.3.1 Haste de vedação

Ilustração exemplificativa da haste de vedação

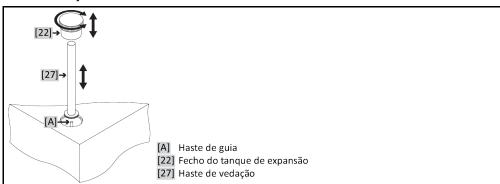

2.10.3.1.1 Montar a haste de vedação (fechar o tanque de expansão)

PROCEDIMENTO

- > Controlar o O-Ring na >Haste de vedação < [27] relativamente a danos. Substituir o O-Ring, se necessário.
- > Remover o >Fecho do tanque de expansão < [22].
- Montar a >Haste de vedação< [27] com o auxílio da >Haste de guia< [A] fixamente montada.
- Fechar o >Fecho do tanque de expansão < [22].
- Nos aparelhos de pé fechar a >Purga do ar do tanque de expansão < [21], girando no sentido horário (girar em 90° para a direita até ao batente).</p>


2.10.3.1.2 Remover a haste de vedação (abrir o tanque de expansão)

PROCEDIMENTO

- Remover o >Fecho do tanque de expansão < [22].</p>
- Remover a **>Haste de vedação<** [27]. A **>Haste de guia<** [A] fixamente montada permanece na carcaça.
- Fechar o >Fecho do tanque de expansão < [22].
- > Fixar a >Haste de vedação< [27] no local previsto para o efeito, na parte da carcaça do termorregulador.
- Abrir nos aparelhos de pé a **Purga do ar do tanque de expansão** [21], girando no sentido antihorário (girar em 90° para a esquerda até ao batente).

2.10.3.2 Válvulas de fecho

Ilustração exemplificativa das válvulas de fecho

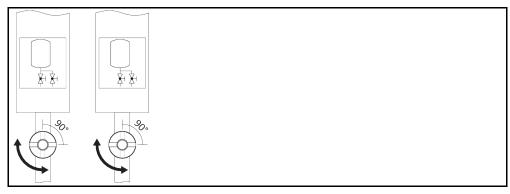

2.10.3.2.1 Fechar a válvulas de fecho (fechar o tanque de expansão)

PROCEDIMENTO

- ➢ Remover no termorregulador o revestimento lateral à frente do >Bloqueio do tanque de expansão interno < [124]. A posição exata deve ser consultada no esquema de conexão. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.</p>
- Fechar o >Bloqueio do tanque de expansão interno [124] girando no sentido horário (em 90° para a direita até ao batente).
- Montar o revestimento lateral.

2.10.3.2.2 Abrir as válvulas de fecho (abrir o tanque de expansão)

PROCEDIMENTO

- ➤ Remover no termorregulador o revestimento lateral à frente do >Bloqueio do tanque de expansão interno< [124]. A posição exata deve ser consultada no esquema de conexão. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.</p>
- Abrir o >Bloqueio do tanque de expansão interno (124) girando no sentido anti-horário (em 90° para a esquerda até ao batente).
- Montar o revestimento lateral.

2.10.4 Conexão da terra funcional

PROCEDIMENTO

Conectar, se necessário, a >Conexão da terra funcional [87] no termorregulador como ponto de aterramento do edifício. Utilizar uma ligação à massa. A posição exata e a dimensão da rosca devem ser consultadas no esquema de conexão → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.

2.11 Conectar aplicações externas fechadas/abertas

Prestar atenção ao esquema de conexão. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.

2.11.1 Conexão de uma aplicação externa fechada



Operação de uma aplicação externa fechada com >Tanque de expansão < [18] bloqueado REBENTAMENTO DEVIDO A SOBREPRESSÃO DURANTE O CONTROLE DE TEMPERATURA

- > Desligar imediatamente o termorregulador.
- > Deixar arrefecer o termofluido para a temperatura ambiente.
- ➤ Antes da colocação em funcionamento do termorregulador com uma aplicação externa fechada, deve-se desbloquear o >Tanque de expansão< [18]. → Página 35, ponto »Fechar/abrir o tanque de expansão [18]«.</p>


Capítulo 2 MANUAL DE INSTRUÇÕES

AVISO

Sobrepressão na aplicação (p. ex. > 0,5 bar (ü) em instrumentos de vidro) DANOS MATERIAIS NA APLICAÇÃO

- > Aplicar um equipamento de proteção contra sobrepressão, de modo a evitar danos na aplicação.
- Não montar quaisquer válvulas/acoplamentos rápidos nas linhas de admissão/saída entre o termorregulador e a aplicação.
- > Se forem necessárias válvulas/acoplamentos rápidos:
- > Instalar os vidros de rebentamento diretamente na aplicação (na entrada e saída).
- > Instalar um bypass a montante das válvulas/acoplamentos rápidos da aplicação.
- Acessórios adequados (p. ex. bypass para a redução da pressão) podem ser encontrados no catálogo Huber.

Exemplo: conexão de uma aplicação externa fechada

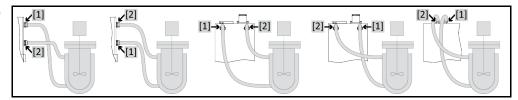

Para que sua aplicação possa ser corretamente operada e não permaneçam bolhas de ar no sistema, é necessário assegurar que a conexão >Saída circulação< [1] do termorregulador seja conectada com o ponto de conexão mais abaixo da aplicação, e que a conexão >Entrada circulação< [2] para o termorregulador seja conectada com o ponto de conexão mais alto da aplicação.

PROCEDIMENTO

- > Retirar os bujões roscados de drenagem das conexões >Saída circulação< [1] e >Entrada circulação< [2].
- Conectar seguidamente sua aplicação, através de mangueiras adequadas, ao termorregulador. Prestar atenção à tabela com as aberturas de chave. → Página 31, ponto »Aberturas de chave (AC) e torques«.
- Controlar a estanqueidade das conexões.


2.11.2 Conexão de uma aplicação externa aberta (recipiente de banho)

/! CUIDADO

Operação de um aplicação externa aberta com >Tanque de expansão < [18] desbloqueado QUEIMADURAS DEVIDO AO VERTIMENTO DO TANQUE DE EXPANSÃO

➤ Antes da colocação em funcionamento do termorregulador com uma aplicação externa aberta, deve-se bloquear o >Tanque de expansão< [18]. → Página 35, ponto »Fechar/abrir o tanque de expansão [18]«.</p>

Exemplo: conexão de uma aplicação externa aberta

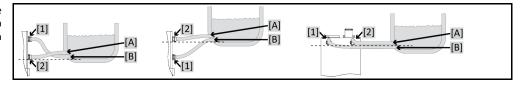

Para que sua aplicação possa ser corretamente operada e não permaneçam bolhas de ar no sistema, é necessário assegurar que a conexão >Saída circulação< [1] do termorregulador seja conectada com o ponto de conexão [8] mais abaixo da aplicação e que a conexão >Entrada circulação< [2] para o termorregulador seja conectada com o ponto de conexão [A] mais alto da aplicação. Ter em atenção que o ponto de conexão [B] da aplicação esteja na mesma altura ou um pouco mais alto que a conexão >Entrada circulação< [2].

PROCEDIMENTO

- > Retirar os bujões roscados de drenagem das conexões >Saída circulação < [1] e >Entrada circulação < [2].
- Conectar seguidamente sua aplicação, através de mangueiras adequadas, ao termorregulador. Prestar atenção à tabela com as aberturas de chave. → Página 31, ponto »Aberturas de chave (AC) e torques«.
- Controlar a estanqueidade das conexões.



2.12 Conexão da rede elétrica

INFORMAÇÃO

Devido às condições locais pode ser necessário utilizar outro cabo de alimentação elétrica do que o incluído no volume de fornecimento. A substituição do cabo de alimentação elétrica deve ser realizada por um técnico eletricista.

2.12.1 Conexão através da tomada com aterramento (PE)

A PERIGO

Conexão na tomada da rede elétrica sem aterramento (PE)

PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO

> Conectar o termorregulador somente a tomadas de corrente elétrica com aterramento (PE).

A PERIGO

Cabo de alimentação elétrica/conexão de rede elétrica danificado

PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO

- Não colocar o termorregulador em funcionamento.
- Separar o termorregulador da alimentação elétrica.
- Requerer a substituição e verificação da alimentação elétrica/conexão de rede elétrica por um técnico eletricista.

AVISO

Conexão da rede elétrica errada

DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

A tensão e frequência elétrica usada nas instalações da entidade operadora tem que estar em conformidade com os dados constantes na placa de características do termorregulador.

INFORMAÇÃO

Em caso de dúvidas sobre a existência de um aterramento (PE), deve-se requerer a inspeção da conexão elétrica por um técnico eletricista.

2.12.2 Conexão através da ligação fixa

A PERIGO

Conexão/Adaptação à rede elétrica não realizada por um técnico eletricista PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO

> Requerer a conexão/adaptação à rede elétrica por um técnico eletricista.

PERIGO

Cabo de alimentação elétrica/conexão de rede elétrica danificado

PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO

- Não colocar o termorregulador em funcionamento.
- > Separar o termorregulador da alimentação elétrica.
- Requerer a substituição e verificação da alimentação elétrica/conexão de rede elétrica por um técnico eletricista.

AVISO

Conexão da rede elétrica errada

DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

A tensão e frequência elétrica usada nas instalações da entidade operadora tem que estar em conformidade com os dados constantes na placa de características do termorregulador.

2.12.3 Adaptar a conexão da rede elétrica

INFORMAÇÃO

Se os ajustes de fábrica do sistema forem repostos, é necessário **voltar** a definir todos os valores de conexão.

Para saber se seu termorregulador é retroatualizável de 230V 1 $^{\sim}$ 50Hz para 400V 3 $^{\sim}$ N 60Hz, deve ser consultada a ficha técnica \rightarrow A partir da página 104, ponto »**Apêndice**«.

O consumo máximo de corrente a uma operação de 230 V está um pouco abaixo dos 16 A.
 Existem todavia redes elétricas de 230 V com proteções fusíveis mais reduzidas. Durante a primeira colocação em funcionamento a entidade operadora é obrigada a adaptar o consumo de corren-



Capítulo 2 MANUAL DE INSTRUÇÕES

te do termorregulador à respectiva rede elétrica.

É possível optar entre:

16 A (100 % de capacidade de aquecimento com compressor ligado)

13 A (capacidade de aquecimento reduzida com compressor ligado)

10 A (capacidade de aquecimento reduzida com compressor ligado)

Um compressor desligado não tem qualquer influência sobre a capacidade de aquecimento:

16 A (100 % de capacidade de aquecimento com compressor desligado)

13 A (100 % de capacidade de aquecimento com compressor desligado)

10 A (100 % de capacidade de aquecimento com compressor **desligado**)

Não existe qualquer influência sobre o comportamento de controle. Uma alteração do consumo máximo da corrente elétrica também pode ser realizada posteriormente no menu do Pilot ONE.

Durante a primeira colocação em funcionamento de alguns modelos termorreguladores é necessário selecionar a tensão de alimentação. A seleção pode ser modificada posteriormente no menu do Pilot ONE ([Menu de categorias] > [Guia de instalação] > [Alimentação elétrica]). O ponto de menu "Alimentação elétrica" somente é visível se o termorregulador suportar a retroatualização manual da alimentação elétrica. Após uma reposição dos ajustes de fábrica do termorregulador, é necessário selecionar novamente a tensão de alimentação.



3 Descrição do funcionamento

3.1 Descrição do funcionamento do termorregulador

3.1.1 Funções gerais

Unistat são termorreguladores extremamente dinâmicos, quer foram concebidos para aplicações externas fechadas e aplicações externas abertas. → Página 36, ponto »Conexão de uma aplicação externa fechada« e → Página 37, ponto »Conexão de uma aplicação externa aberta (recipiente de banho)«. Contudo, em comparação com os termostatos de circulação e de banho convencionais, estes termorreguladores não dispõem de um banho interno.

Estes termorreguladores são principalmente aplicados para elevados esforços e cargas de aquecimento. Estes estão também equipados com uma conexão da água de resfriamento, permitindo reduções da temperatura e a compensação do autoaquecimento. Uma regulação da capacidade de refrigeração somente é realizada nos modelos Unistat da série w HT.

Em detrimento de um banho de termostático, que nos termóstatos de circulação e de banho convencionais absorve a dilatação dos termofluidos consoante a temperatura, neste caso é utilizado o >Tanque de expansão < [18] com controle de temperatura passivo.

Graças ao baixo volume próprio, combinado com a tecnologia de aquecimento/refrigeração de alta performance, estes atingem curtas taxas de resfriamento/aquecimento nos termorreguladores w HT, em comparação com os termóstatos de circulação e de banho convencionais.

3.1.2 Outras funções

Graças à **bomba com regulação da velocidade de rotação** integrada nos modelos de mesa e em alguns modelos de pé, é possível regular otimizadamente a **velocidade de rotação** ou a **pressão** do termofluido à aplicação predefinida. Nos modelos de pé, equipados com potências de bomba mais elevadas, esta função pode ser assumida através de acessórios externos opcionais.

Com a ajuda do **controle em cascata auto-otimizador** são atingidos **resultados de controle otimizados** no comportamento de regulação de saída/entrada, tanto na **alteração de setpoints**, bem como em **reações exotérmicas**. É possível um controle de temperatura aperiódico ou com ligeira ultrapassagem (mais rápido).

Com a ajuda das interfaces de série de Ethernet, USB-Device e Host USB no "Pilot ONE", bem como com as interfaces Pt100, ECS e PoKo no "Unistat Control ONE", é possível integrar facilmente os termorreguladores em muitos sistemas de automatização de laboratório.

O dispositivo de controle amovível ("Pilot ONE") também pode ser utilizado como controle remoto. P. f. entre em contato com o vendedor autorizado ou com o departamento de vendas da firma Huber, se necessitar de um cabo de extensão. \rightarrow Página 102, ponto »Dados de contato«.

Através do **conector fêmea para sensor de controle de processos Pt100** é possível realizar com facilidade **tarefas de controle de temperatura externas**.

O termorregulador está equipado com uma **integrada função de rampa de temperatura** e com um **programador de temperatura interno**. O programador interno oferece a possibilidade de criar e acessar 10 diferentes programas de controle de temperatura, com um total de 100 passos de programação.

O termorregulador está equipado com uma proteção contra superaquecimento que é independente do circuito de controle (regulagem), segundo DIN EN 61010-2-010.



Capítulo 3 MANUAL DE INSTRUÇÕES

3.2 Informações sobre os termofluidos

! CUIDADO

Desrespeito pela ficha técnica de segurança do termofluido utilizado FERIMENTOS

- Possibilidades de perigo de ferimentos dos olhos, pele, vias respiratórias.
- A ficha técnica de segurança do termofluido utilizado deve ser lida e suas instruções respeitadas, antes de utilizar o termofluido.
- > Ter atenção às prescrições e instruções de trabalho locais em vigor.
- Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperaturas, óculo de proteção, calçado de segurança).
- Perigo de deslizamento devido a sujeira no piso e no local de trabalho. Limpar o posto de trabalho e prestar atenção ao descarte correto do termofluido e dos consumíveis e meios auxiliares. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.

AVISO

Inobservância da compatibilidade do termofluido com o termorregulador DANOS MATERIAIS

- > Ter atenção a uma distribuição de classes do termorregulador, segundo DIN 12876.
- Deve ser assegurada a compatibilidade dos seguintes materiais com o termofluido: aço inoxidável 1.4301/1.4401 (V2A), cobre, níquel, Viton (FKM) ou perbunan / NBR / HNBR / cerâmica / carbono / óxido de alumínio, bronze de canhões / latão, latão niquelado e soldas de prata.
- A viscosidade máxima do termofluido não pode ser superior a 50 mm²/s à temperatura de servico mais baixa!
- A densidade máxima do termofluido não pode exceder 1 kg/dm³!

AVISO

Mistura de diferentes tipos de termofluido no circuito do termofluido DANOS MATERIAIS

- Diferentes tipos de termofluidos (p. ex.: óleo mineral, óleo de silicone, óleo sintético, água, etc.) não devem ser misturados no circuito do termofluido.
- O circuito do termofluido deve ser enxaguado sempre que trocar o tipo de termofluido. N\u00e3o podem permanecer quaisquer restos do tipo de termofluido anterior no circuito do termofluido.

AVISO

Sobreposição do gás inerte do >Tanque de expansão< [18] superior a 0,1 bar (ü) DANOS MATERIAIS DEVIDO A DANOS MECÂNICOS DO >TANQUE DE EXPANSÃO< [18]

Em caso de utilização do conjunto de vedação opcional para Unistates, em combinação com uma sobreposição do gás inerte estática, tem que ser utilizada uma limitação da pressão de 0,1 bar (ü).

Termofluido: água

Designação	Predefinição			
Carbonato de cálcio por litro	≤ 1,5 mmol/l; corresponde à dureza de água: ≤ 8,4 °dH (mole)			
Valor PH	Entre 6,0 e 8,5			
Água desmineralizada, destilados	Adicionar 0,1 g de soda (Na₂CO₃) por litro			
Água não autorizada	Destilada, desionizada, desmineralizada, cloretada, ferruginosa, água amoniacal, com impurezas, água de rio sem qualquer tratamento, água do mar			
Termofluido: água sem etilenoglico	ol .			
Utilização	(+15) +65 °C até +90 °C			
Termofluido: mistura de água/etilenoglicol				
Utilização	Excluída			

INFORMAÇÃO

Para termofluido, aconselhamos os fluidos constantes no catálogo Huber. A designação de um termofluido resulta de seu range da temperatura de serviço e da viscosidade a 25 °C. Para seu termorregulador aconselhamos a sobreposição do gás inerte. Para isso oferecemos em nossa gama de acessórios o conjunto de vedação para Unistates. Os termorreguladores da série 400 e TR estão equipados de série com as conexões para a sobreposição do gás inerte. Durante a utilização de um Unistat, o termofluido está protegido contra as influências ambientais. Desta forma é suprimida a acumulação de umidade ou a decomposição oxidativa do termofluido. Com uma sobreposição estática de um gás inerte, é possível prolongar substancialmente a vida útil do termofluido. Especialmente se pretender operar a longo prazo nos limites da temperatura de serviço do termofluido. (Higroscopia, oxidação).

3.3 Ter atenção durante o planejamento de ensaio

INFORMAÇÃO

Assegurar uma utilização adequada. → Página 15, ponto »Utilização adequada«.

No centro se encontra sua aplicação. Ter em atenção que a performance do sistema depende da transferência do calor, da temperatura, da viscosidade do termofluido, do caudal volúmico e da velocidade de circulação.

- Assegurar que a conexão elétrica esteja devidamente dimensionada.
- O local de instalação do termorregulador deve ser selecionado de forma que esteja disponível suficiente ar fresco, apesar de uma máquina de refrigeração eventualmente resfriada a água.
- Em caso de aplicações sensíveis à pressão como, por exemplo, reatores de vidro, é necessário ter em consideração a pressão de admissão máxima do termorregulador.
- Uma redução da seção transversal ou um bloqueio no circuito do termofluido devem ser evitados.
 Tomar as medidas necessárias para limitar a pressão da instalação. Para isso, deve-se consultar a ficha técnica do termorregulador e do instrumento de vidro. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.
- Nos termorreguladores sem limite de pressão é necessário verificar a aplicação necessária de um bypass externo.
- De modo a prevenir o perigo de uma sobrepressão no sistema, é necessário ajustar o termofluido sempre à temperatura ambiente, antes da desativação. Desta forma são evitados danos no termorregulador ou na aplicação. Eventuais válvulas de fecho têm que permanecer abertas (compensação da pressão).
- A temperatura e a dinâmica no processo são determinadas pela temperatura de entrada. É formada uma temperatura diferencial (Delta T) entre a temperatura de entrada e a temperatura do processo. Esta temperatura diferencial tem que ser eventualmente restringida, visto que Delta T pode exceder os valores limite admissíveis da aplicação (instrumentos de vidro), podendo causar rebentamentos. Adaptar o valor Delta T à sua aplicação.
- O termofluido utilizado tem que ser selecionado de forma que permita somente a temperatura de serviço mínima e máxima, mas também seja compatível com os respectivos pontos de combustão, pontos de ebulição e viscosidade. Além disso, o termofluido tem que ser compatível com todos os materiais existentes no sistema.
- Evitar dobras nas mangueiras de controle de temperatura e da água de resfriamento (se necessário). Utilizar as respectivas peças angulares e instalar as uniões de mangueiras com um raio adequado. O raio mínimo de curvatura deve ser consultado na ficha técnica das mangueiras do circuito de controle de temperatura utilizadas.
- As uniões de mangueiras selecionadas devem ser compatíveis com o termofluido, as temperaturas de serviço e a pressão máxima admissível.
- Controlar periodicamente o estado das mangueiras/tubos (p. ex. fissuras, fugas).
- Escolher os comprimentos mais curtos possíveis para as mangueiras do circuito de controle de temperatura
 - O diâmetro interno das mangueiras do circuito de controle de temperatura deve corresponder, pelo menos, ao diâmetro das conexões da bomba. No caso de instalações de linhas mais compridas, os diâmetros internos devem ser escolhidos maiores, de modo a compensar a perda de pressão na rede.
 - A viscosidade do termofluido é determinante para a queda da pressão e tem influência sobre o resultado do controle de temperatura, especialmente a temperaturas de serviço baixas.
 - Peças de conexão e de união e válvulas demasiado pequenas podem originar substanciais resistências ao fluxo. Desta forma a aplicação é sujeita a um controle de temperatura mais lento.
- Por norma deve-se utilizar sempre os termofluidos recomendados pelo fabricante e somente no espectro de temperatura e pressão útil.
- A aplicação com um controle de temperatura próximo da temperatura de ebulição do termofluido deve situar-se aproximadamente no mesmo nível ou abaixo do termorregulador.
- Encher o termorregulador lentamente, cuidadosamente e uniformemente. Durante estes trabalhos utilizar o equipamento de proteção pessoal como, por exemplo, óculo de proteção, luvas resistentes a substâncias químicas e interações térmicas, etc.
- Após o enchimento e ajuste de todos os parâmetros necessários, o ar no circuito de controle de temperatura deve ser purgado. Isto é necessário para o funcionamento perfeito do termorregulador e da aplicação.

huber

Capítulo 3 MANUAL DE INSTRUÇÕES

INFORMAÇÃO

Para o funcionamento perfeito dos termorreguladores resfriados a água se deve consultar na ficha técnica a temperatura necessária da água de resfriamento e a pressão diferencial requerida. \rightarrow A partir da página 104, ponto »Apêndice«.

3.4 Controle "Pilot ONE®"

Prestar atenção à figura **"Unistat Control ONE" e "Pilot ONE"**. → Página 6. A versão base do "Pilot ONE" (Basic) pode ser equipada em três níveis (de "Basic" para "Exclusive", de "Exclusive" para "Professional" e de "Professional" para "Explore").

3.4.1 Resumo das funções do "Pilot ONE®"

Resumo das variantes E-grade

Termorreguladores/E-grade	E-grade Basic	E-grade Exclusive	E-grade Professi- onal
Termóstatos forçadores cerveja	ı	Х	0
Termorreguladores Unistat	-	-	х
UniCAL	ı	-	х
Outros termorreguladores	Х	0	0
E-grade "Explore" (somente para termorreguladores da linha de modelos "Unistat") O E-grade inclui a funcionalidade do E-grade "Professional". Adicionalmente incui: - Sincronização dos sensores para sensores de retorno - Indicação da temperatura de retorno - Indicação da potência (calculada ou calculada a partir do caudal volúmico) - Modo de exibição "Explore" em vez de "Numérico grande" - Os comandos PB correspondem ao DV-E-grade, exceto: temperaturas somente em 0.01 °C e caudais volúmicos somente em 0,1 l/min.	I	I	0
E-grade "DV-E-grade" - Todos os comandos de interface estão desbloqueados. - São possíveis temperaturas em 0,001 C, caudais volúmicos em 0,001 l/min (comp. E-grade Explore) Aviso: Apenas os comandos de interface são desbloqueados e não os respectivos registros de menu no Pilot ONE!	0	0	0
E-grade "OPC-UA" - Interface OPC-UA via Ethernet. Esse E-grade inclui adicionalmente a funcionalidade do DV-E-grade.	0	0	0
X = equipamento de série, O = opcional, – = impossível			

Resumo das funções E-grade

Função	E-grade Basic	E-grade Exclusive	E-grade Professi- onal
Controle de temperatura			
Parametrização do controle: predefinida ¹ / TAC ²	X/-	-/X	-/X
Encontrar parâmetros: identificação rápida / com teste preliminar / estimar os parâmetros de controle	-/-/X	X/X/-	X/X/-
Sincronização dos sensores para sensor de controle ³ : ponto x	2	5	5
Monitoração: nível baixo e superaquecimento 1	Х	Х	Х

¹ Função TAC disponível em versão demo de 30 dias.

² True Adaptive Control.

³ Pt100 interno e Pt100 externo.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Capítulo 3

Função	E-grade Basic	E-grade Exclusive	E-grade Professi- onal
Limites de alarme ajustáveis	Х	Х	Х
VPC ² (Variable Pressure Control)	Х	Х	Х
Programa de purga do ar	х	х	Х
Sistema automático do compressor	х	х	Х
Limitação do setpoint	х	х	Х
Programador: x programas / máx. x passos	-/-	3/15	10/100
Função de rampa: linear / não linear	-/-	X/-	X/X
Modo de controle de temperatura: interno e processo	-	Х	Х
Máx. potência de aquecimento e de refrigeração ajustável	-	Х	Х
Indicação & Operação			
Indicação da temperatura: tela tátil 5,7"	Х	Х	Х
Modo de exibição: gráfico / numérico grande / Explore	-/X/-	-/X/-	X/X/-
Resolução da indicação: 0,1 °C / 0,01 °C	X/-	X/X	X/X
Indicação de gráficos para curvas de temperatura: janela, tela completa, escalonável	Х	Х	Х
Calendário, data, hora	х	х	Х
Idioma: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JP, KO, PL, PT, RU, TR, ZH	Х	Х	Х
Unidade da temperatura ajustável: °C, °F e K	х	х	х
Modo de exibição (tela) ajustável com dedo	Х	Х	Х
Menu dos favoritos	Х	Х	Х
Menu de usuário (nível Administrador)	-	-	Х
2.º Setpoint	-	-	Х
Conexões			
Interface digital RS232	х	х	х
Interfaces USB: Host e Device	Х	Х	Х
Interface de Ethernet RJ45	Х	Х	Х
Conexão para sensor externo Pt100	-	Х	Х
Sinal de comando externo (ECS STANDBY³)	Х	Х	Х
Contato livre de potencial programável / ALARME ⁴)	Х	Х	Х
AIF (interface analógica) 0/44-20 mA ou 0-10 V ⁵	X ⁶	Х	Х
Interface digital RS485 ⁷	х	х	Х
Conforto & Outros			
Sinal de alarme ótico / acústico	х	х	х

 $^{^{\}rm 1}$ Em termorreguladores com proteção contra superaquecimento integrada.

² Em termorreguladores com bomba de rotação regulável ou bypass externo.

³ De série nos Unistat, de resto através da interface opcional Com.G@te ou POKO/ECS.

⁴ De série nos Unistat, de resto através da interface opcional Com.G@te ou POKO/ECS.

⁵ Através de Com.G@te opcional.

⁶ Restringido, ver registros no ponto "Termorregulação".


⁷ Via Com.G@te opcional.

Capítulo 3 MANUAL DE INSTRUÇÕES

Função	E-grade Basic	E-grade Exclusive	E-grade Professi- onal
Auto início (falha de energia Auto.)	Х	Х	Х
Tecnologia Plug & Play	Х	Х	Х
Glossário técnico	Х	Х	Х
Controle remoto/Visualização dos dados via Spy-Software	Х	Х	Х
Disponibilidade de versões de avaliação E-grade (validade de 30 dias)	Х	Х	Х
Salvar/carregar programas de controle de temperatura em um pen drive USB	-	Х	Х
Copiar ajustes	-	-	Х
Registrador dos dados de serviço (registrador de voo)	Х	Х	Х
Comando PB ¹	Х	Х	Х
Watchdog de comunicação	-	-	Х
Registro dos dados processuais diretamente no pen drive USB: Setpoint, valor real interno e valor real processo/ capacidade de aque- cimento %, capacidade de resfriamento % e pressão da bomba/ veloci- dade da bomba e pressão VPC	-/-/-	X/X/-	X/X/X
Início do calendário	_	_	Х

3.5 Unistat® - Fluxograma LED

Fluxograma

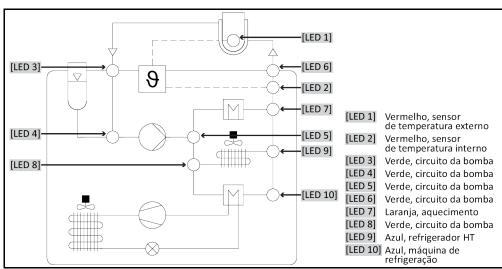

Estados de operação

- Stand-by: [LED 2] (com seleção do controle de temperatura da jaqueta) ou [LED 1] (com seleção do controle de temperatura do processo) brilham.
- Circulação ativa: [LED 3], [LED 4], [LED 5] e [LED 6] brilham.
- Refrigeração ativa: [LED 8] e [LED 9] brilham. Apenas em combinação com o estado operativo "Circulação ativa".
- Refrigeração HT ativa: [LED 8] e [LED 9] brilham. Apenas em combinação com o estado operativo "Circulação ativa". Apenas em termorreguladores com refrigeração HT.
- Aquecedor ativo: [LED 7] brilha. Apenas em combinação com o estado operativo "Circulação ativa".

¹ Ver manual da comunicação de dados. Através do comando PB é possível controlar tudo o que é controlável no Pilot ONE através da interface de usuário gráfica.

3.6 Função de hora/evento

3.6.1 Acumulador recarregável

O "Pilot ONE" está equipado com um relógio que também trabalha com o termorregulador desligado. A energia necessária para seu funcionamento é disponibilizada por um acumulador recarregável, que é carregado automaticamente com o termorregulador desligado. O tamanho do acumulador foi dimensionado de forma que o relógio continue funcionando mesmo após longos períodos de desativação (até alguns meses). Se após um longo período de desativação a hora e a data tiverem sido perdidas, por norma é suficiente ligar o termorregulador durante algumas horas (para isso não é necessário nenhum controle de temperatura). Durante este período é possível ajustar a hora e a data.

Se após a desativação/ativação a hora e data tiverem sido perdidas, se deve partir do princípio que o acumulador está danificado. Neste caso se deve entrar em contato com o serviço de apoio ao cliente. → Página 102, ponto »Dados de contato«.

3.6.2 Função de evento programável

O início do calendário disponibiliza também uma função de evento programável. Aqui é possível definir uma hora em que o respectivo evento deve ser acionado diariamente (até a atividade ser reposta em zero no menu). É possível escolher entre 2 tipos de eventos:

3.6.2.1 Função de evento "Evento de alarme do relógio"

São utilizados diferentes tons de alarme.

3.6.2.2 Função de evento "Evento de programa"

Durante a configuração da função de evento o sistema solicita a seleção do **"Evento de programa"** do número do programa a iniciar. Este é automaticamente iniciado, assim que for atingido o tempo de evento programado. Se o controle de temperatura ainda não estiver ativado, este também é iniciado.

3.7 Operação através da tela tátil

Toda a operação é realizada através da **>Tela tátil<** [88]. Estas funções podem ser ativadas tocando com o dedo em cima dos campos de texto/pictogramas ilustrados. Isto inclui também uma troca da exibição.


INFORMAÇÃO

A qualquer altura é possível pressionar o botão tátil "ESC" para cancelar o atual diálogo. Em caso de cancelamento de um diálogo ou sequência de diálogos pode ser eventualmente necessário confirmar a interrupção. Em caso de cancelamento de uma sequência de diálogos, os ajustes efetuados nos diálogos anteriores são descartados. Verificar os ajustes efetuados e, se necessário, voltar a inserir.

Capítulo 3 MANUAL DE INSTRUÇÕES

3.8 Instrumentos de indicação

Instrumentos de indicação

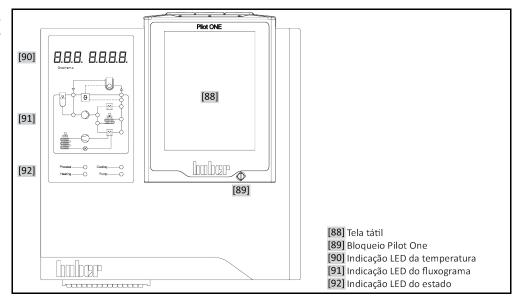

Estão disponíveis os seguintes instrumentos de exibição:

- >Tela tátil< [88]
- >Indicação LED da temperatura< [90]
- >Indicação LED do fluxograma< [91]
- >Indicação LED de estado< [92]

3.8.1 A tela tátil [88]

O principal instrumento de indicação e de operação. Exibição de unidades padrão (setpoint, valor real, limites setpoint...), incluindo guia de menu, saída de informações de erros e operação (comando).

3.8.2 A indicação LED da temperatura [90]

A indicação vermelha representa o valor de desativação ajustado (superaquecimento). Ao atingir este valor de desativação de superaquecimento o termorregulador desliga automaticamente **<Função de segurança!>**. A indicação verde representa o valor real. Durante um controle interno é exibido o valor interno (temperatura de entrada/temperatura da jaqueta) e durante o controle em cascata é exibida a temperatura do processo (temperatura do reator).

3.8.3 Indicação LED do fluxograma [91]


Apresentação das informações de estado sobre o estado operativo do termorregulador (p. ex. circulação ativa, máquina de refrigeração ativa, aquecedor ativo, modo de controle interno/processo ativo). Os estados ativos são exibidos por LEDs ligados.

3.8.4 A indicação LED de estado [92]

Exibição das informações de estado sobre o estado operativo do termorregulador (temperatura do processo, aquecedor, refrigeração, bomba). Os estados ativos são exibidos por LEDs.

3.9 Instrumentos de comando

Exemplo "Instrumentos de comando"

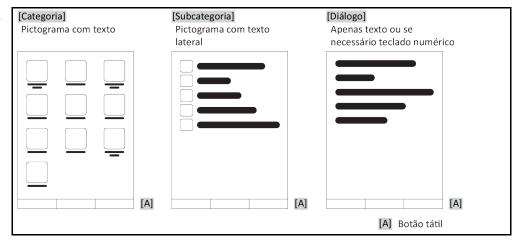

INFORMAÇÃO

Para sair do "Menu de categorias", subcategorias, registros de menu, se deve premir o botão tátil "Home" (casa) ou a seta. Após 2 minutos de inatividade a categoria/subcategorias ou o menu dos favoritos são automaticamente fechados e o sistema retorna para a tela "Home". Após 2 minutos de inatividade os diálogos **não** são cancelados/fechados.

3.9.1 Os botões táteis

Os botões táteis podem estar definidos com diferentes funções que variam consoante a situação. Por exemplo:

- Acessar a tela "Home" (casa)
- Voltar (seta para a esquerda)
- Favoritos (estrela)
- Adicionar aos favoritos (estrela com um símbolo "+")
- Acessar o "Menu de categorias" (menu)
- Confirmação de entrada
- Start/Stop

etc.

3.9.2 As categorias

Para facilitar os trabalhos dividimos a operação e os ajustes do Pilot ONE em diferentes categorias. Uma categoria é selecionada ao tocar em cima dela.

3.9.3 As subcategorias

As subcategorias pertencem às respectivas categorias. Aqui você encontra os registros que recolhemos para você na categoria selecionada. Nem todas as categorias têm subcategorias. Uma subcategoria é selecionada ao tocar em cima dela.

3.9.4 Os diálogos

Ao premir em cima de uma categoria ou subcategoria é ativado o respectivo diálogo. Os diálogos podem ser exibidos na forma de texto, teclado numérico ou teclado alfanumérico. Com os diálogos podem ser, por exemplo, efetuados ajustes ou pode ser iniciado o programa de controle de temperatura criado. Uma seleção dentro dos diálogos tem que ser sempre confirmada com o botão tátil "OK". Se o diálogo for cancelado com o botão tátil "ESC", pode ser eventualmente necessário confirmar esse cancelamento.

huber

Capítulo 3 MANUAL DE INSTRUÇÕES

3.10 Exemplos de funcionamento


3.10.1 Exibir a versão do software

PROCEDIMENTO

- > Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Ajustes do sistema".
- > Selecionar a categoria "Informação de Sistema".
- Selecionar a subcategoria "Versão do Software".

São exibidas as versões do software do sistema eletrônico:

Exibir as versões do software

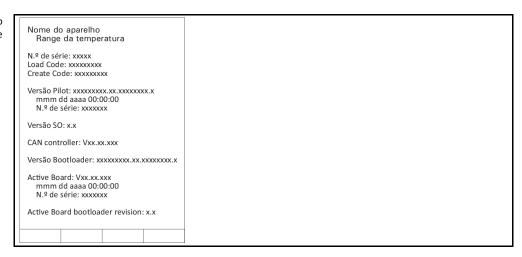

- > Premir o botão tátil "ESC" ou "OK". Voltar para a última máscara.
- > Premir o botão tátil "Home" (casa) para voltar para a tela principal "Home".

3.10.2 Iniciar & Parar

Assim inicia ou para um controle de temperatura. Requisito: foi inserido um setpoint.

PROCEDIMENTO

Acessar à tela "Home"

Iniciar

- Premir o botão tátil "Start".
- Confirmar a inicialização do controle de temperatura com "OK". A seleção correta é exibida graficamente e o controle de temperatura é iniciado imediatamente. Se a seleção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente a indicação volta para a tela "Home". Tentar novamente iniciar o controle de temperatura.

Parar

- Premir o botão tátil "Stop".
- Confirmar a parada do controle de temperatura com "OK".
 A seleção correta é exibida graficamente. O controle de temperatura para imediatamente e a bomba continua trabalhando durante aprox. 30 segundos adicionais. Aguardar até a bomba parar. Se a seleção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente a indicação volta para a tela "Home". Tentar novamente parar o controle de temperatura.

INFORMAÇÃO

Com o botão tátil "Stop" é possível parar a desgaseificação, purga do ar e circulação. Requisito para tal: a respectiva função está ativa.

3.10.3 Copiar os ajustes para um suporte de dados

Somente válido para E-grade Professional

Os ajustes atuais do termorregulador são salvos, em formato arquivo, em pen drive USB. Com este arquivo é possível restaurar os ajustes no termorregulador ou copiar os ajustes para outro termorregulador. Para copiar os ajustes para outro termorregulador é necessário que os modelos dos termorreguladores utilizados sejam idênticos. Não é possível a transferência de dados entre modelos diferentes.

O valor ajustado para a proteção contra superaquecimento também pode ser transferido para outro termorregulador. O valor deve ser **sempre** verificado no respectivo termorregulador e, se necessário, ajustado. Assegurar que o valor da proteção contra superaquecimento tenha sido adaptado ao termofluido utilizado.

3.10.3.1 Salvar no pen drive USB

PROCEDIMENTO

- Inserir um pen drive USB na "Interface USB 2.0 Host". O pen drive USB deve ter, pelo menos, 1 MB de capacidade de memória livre.
- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Ajustes do sistema".
- > Selecionar a categoria "Copiar ajustes".
- > Selecionar o registro do diálogo "Salvar no pen drive USB".
- Confirmar a seleção com "OK". O conteúdo do pen drive USB é exibido. Se necessário, selecionar a localização (pasta) no pen drive USB.
- Confirmar a seleção da localização com "OK".
- Inserir uma designação (nome) com a qual o arquivo deve ser salvo. Confirmar a entrada com "OK". Alternativamente poderá aceitar a designação automaticamente proposta com "OK".
- Ler a mensagem e confirmar com "OK". O arquivo, com os ajustes, foi criado no pen drive USB.
- Remover o pen drive USB do termorregulador.

3.10.3.2 Carregar o pen drive USB

PROCEDIMENTO

- Inserir um pen drive USB, que contém o respectivo arquivo, na "Interface USB 2.0 Host".
- > Acessar ao "Menu de categorias".
- > Selecionar a categoria "Ajustes do sistema".
- Selecionar a categoria "Copiar ajustes".
- Selecionar o registro do diálogo "Carregar o pen drive USB".
- Confirmar a seleção com "OK". O conteúdo do pen drive USB é exibido.
- > Selecionar o arquivo que pretende carregar.
- Confirmar a seleção do arquivo com "OK".
- Selecionar na lista o grupo de ajustes que devem ser carregados. É possível uma seleção múltipla.
- Confirmar a seleção com "OK".
- ➤ Ler a Mensagem na >Tela tátil< [88].
- Desligar o termorregulador. Os ajustes foram carregados no termorregulador.
- Remover o pen drive USB do termorregulador.

3.10.4 Repor os ajustes de fábrica

Com esta função é possível repor o termorregulador em diferentes estados base. Isto pode ser prático se pretender anular diversos ajustes efetuados.

INFORMAÇÃO

A reposição dos ajustes de fábrica é **apenas** possível se o termorregulador não estiver executando **nenhuma** função. Se estiver ativa uma função deve-se desligar apenas o termorregulador, assim que a aplicação o permitir. A reposição dos ajustes de fábrica não pode ser anulada. Consoante o tipo de reposição dos ajustes de fábrica, pode ser necessário voltar a configurar os parâmetros (segurança do processo, termofluido aplicado, valor de desativação, etc.).



Capítulo 3 MANUAL DE INSTRUÇÕES

- "X" = valor é reposto, "—" = valor não é reposto
 (A) = todos juntos; (B) = dados de controle da unidade sem SA; (C) = dados de controle da unidade;
 (D) programador; (E) = menu; (F) = Com.G@te

Descrição	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Acústica	Х	Х	Х	-	_	-
Funções de indicação Avisos de atenção; mensagens; pontos de menu inativos; resolução da temperatura	х	х	х	-	-	-
Modos de exibição	Х	Х	Х	_	-	-
Comportamento "Auto início"	Χ	Х	Х	-	-	-
Limitações Limitador DeltaT; grandeza máx. regul. aquec.; grandeza máx. regul. resfr.; consumo corrente máx. admissível (termorreguladores de 230 V)	X	х	х	-	-	-
Com.G@te (apenas se Com.G@te estiver concluído) Interface analógica (config. entrada)						
Significado entrada AIF; comportamento após ruptura de fio; ajuste do range de medida	Х	х	Х	-	-	х
Ajuste	-	-	-	-	-	Х
Em caso de falha analógica; chaveamento corrente/voltagem; constante do filtro	Х	х	х	-	-	Х
Config. Saída Unidade de saída AIF; ajuste área de saída	Х	Х	Х	-	-	Х
Ajuste	-	-	-	-	-	Х
RS232/RS485 (hardware RS, taxa de transmissão, endereço do apare- lho); ECS Standby; alarme POKO	Х	Х	х	-	-	-
Características (outros) Alterar termofluido (termofluido; litros; aplicação de bypass); banho de resfriamento/resfriamento (somente CC-E)	х	х	х	-	-	-
Ajuste dos sensores	-	-	-	-	-	-
Sistema automático do compressor		Х	Х	-	_	-
Inserir programa	Х	-	-	Х	-	-
Ajustes nas bombas Setpoint de velocidade da bomba; Setpoint da pressão da bomba; modo de controle	х	х	х	-	-	-
Características do fluido Termofluido; litros	х	х	Х	-	-	1
Configuração parâmetros manuais						
Função de proteção Alarme de limite de alta interno; alarme de limite de baixa interno; alarme de limite de alta processo; alarme de limite de baixa processo; correção hidrostática; tempo de aviso nível (somente CC-E); mín. nível (em aparelhos com sensor de nível analógico); máx. nível (em aparelhos com sensor de nível analógico); proteção de congelamento (opcional)		х	х	_	-	-
Setpoint	Х	Х	Х	-	-	-
Limitação do setpoint Setpoint mínimo; setpoint máximo	х	х	х	-	-	_
Idioma	Х	Х	Х	-	-	-
Formato de temperatura	Х	Х	Х	-	_	-
Modo de controle de temperatura		Х	Х	-	-	_

Descrição	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Menu Favoritos	х	-	_	_	Х	1
Pilot ONE Ethernet Endereço IP; máscara de subrede; acesso remoto	х	х	х	-	-	1
Unidade de tempo	Х	Х	Х	_	_	-
2.º setpoint	х	Х	Х	-	-	-

3.10.4.1 Repor os ajustes de fábrica sem proteção contra superaquecimento

PROCEDIMENTO

- > Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Ajustes do sistema".
- Selecionar a categoria "Ajustes de fábrica".
- Selecionar entre os registros de diálogo "Unit Control Data without OT", "Menu", "Programador" e "Com.G@te". Estes registros não fazem a reposição da proteção contra superaquecimento. Selecionar o registro de diálogo pretendido.
- Premir o botão tátil "OK" para confirmar a seleção.
- Ler a mensagem exibida. Premindo o botão "Sim" é feita a reposição dos ajustes de fábrica e premindo "Não" o processo é cancelado. Na >Tela tátil< [88] é exibida a Mensagem "Reiniciar o sistema!".</p>
- Desligar o termorregulador. Os parâmetros selecionados foram repostos.

3.10.4.2 Repor os ajustes de fábrica incluindo proteção contra superaquecimento

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Ajustes do sistema".
- Selecionar a categoria "Ajustes de fábrica".
- Optar entre os registros de diálogo "Dados de controle da unidade" e "Todos juntos". Estes registros executam também a reposição da proteção contra superaquecimento. Selecionar o registro de diálogo pretendido.
- Premir o botão tátil "OK" para confirmar a seleção.
- > Ler a mensagem exibida. Premindo o botão "Sim" é feita a reposição dos ajustes de fábrica e premindo "Não" o processo é cancelado.

INFORMAÇÃO

Inserir no diálogo seguinte a proteção contra superaquecimento adequada para o termofluido aplicado. Se pretender repor os ajustes de fábrica dos valores de desativação da proteção contra superaquecimento no controle (regulador) Pilot ONE, deve definir para o "Aquecedor" 35 ° C e para o tanque de expansão 45 ° C. A "Segurança do processo" está definida de fábrica em "Stop" e é automaticamente ajustada em "Stop" após a reposição dos ajustes de fábrica.

- ➤ Inserir o formato de temperatura que pretende utilizar com o Pilot ONE. Pode ser escolhido entre "Celsius (°C)", "Kelvin (K)" e "Fahrenheit (°F)".
- Confirmar a seleção com "OK".
- Ler a mensagem e confirmar com "OK".
- Ler o aviso de segurança e confirmar com "OK".
- Ler o aviso e confirmar com "OK".
- > Selecionar o formato de temperatura ajustado no controle (texto verde).
- Inserir o código de segurança vermelho exibido, utilizando o teclado numérico.
- Inserir 35 °C para "Valor de SA para aquecimento" através do teclado numérico exibido.
- Confirmar a entrada com "OK".
- > Ler a mensagem e confirmar com "OK".
- Ler o aviso de segurança e confirmar com "OK".
- Selecionar o formato de temperatura ajustado no controle (texto verde).
- Inserir o código de segurança vermelho exibido, utilizando o teclado numérico.
- Inserir 45 °C para "Valor de SA do tanque de expansão" utilizando o teclado numérico exibido.
- Confirmar a entrada com "OK". Na >Tela tátil< [88] é exibida a Mensagem "Reiniciar o sistema!".</p>
- Desligar o termorregulador. O termorregulador foi reposto.



4 Modo de preparação

4.1 Modo de preparação

! CUIDADO

Deslocar o termorregulador durante o funcionamento

QUEIMADURAS GRAVES DEVIDO A FUGAS DE TERMOFLUIDO OU COMPONENTES DO APARELHO QUENTES

Não deslocar termorregulador em funcionamento.

4.1.1 Ligar o termorregulador

PROCEDIMENTO

Ligar o termorregulador com o >Interruptor principal < [36].

Termorreguladores com >Interruptor< [37] complementar: Ligar o Pilot ONE com o >Interruptor< [37].

Em uma primeira fase é realizado um teste do sistema, a fim de controlar o bom funcionamento do termorregulador. Durante este teste são verificados todos os sensores, o relé secionador de rede para a rede elétrica e a eletrônica de potência do aquecedor principal, bem como o próprio aquecedor principal. Em caso de falha ou de emissão de um aviso de atenção é exibida uma mensagem na >Tela tátil< [88]. Contatar nosso serviço de apoio ao cliente, em caso de dúvida. → Página 102, ponto »Dados de contato«.

INFORMAÇÃO

A seguinte entrada de dados apenas é possível durante:

- a.) Primeira colocação em funcionamento
- b.) Reposição do termorregulador nos ajustes de fábrica. \rightarrow Página 50, ponto »**Repor os ajustes de fábrica**«.
- Selecionar o idioma pretendido, após ligar o termorregulador.
- Confirmar a seleção com "OK".
- > Selecionar o termofluido utilizado.
- Confirmar a seleção com "OK".
- Ler a mensagem e confirmar com "OK".
- > Inserir o volume com o teclado numérico exibido.
- > Confirmar a entrada com "OK".
- Ajustar os limites de setpoint em conformidade com o termofluido utilizado. → Página 41, ponto »Informações sobre os termofluidos« e → Página 66, ponto »Ajustar os limites dos setpoints«.

INFORMAÇÃO

Se o termorregulador não for integrado em uma rede, deve-se confirmar o endereço IP (0.0.0.0) predefinido com "OK". Desta forma as definições de rede são saltadas.

- Inserir o endereço IP necessário com o teclado numérico exibido.
- Confirmar a entrada com "OK".
- > Inserir a máscara de subrede necessária com o teclado numérico exibido.
- Confirmar a entrada com "OK".
- Selecionar o modo de acesso remoto necessário.
- Confirmar a seleção com "OK".

4.1.2 Desligar o termorregulador

PROCEDIMENTO

- > Termorregular o termofluido para a temperatura ambiente.
- Parar a termorregulação.
- > Termorreguladores com >Interruptor< [37] complementar: Desligar o Pilot ONE com o >Interruptor< [37].

Desligar o termorregulador com o >Interruptor principal< [36].

4.1.3 Ajustar a proteção contra superaquecimento (SA)

A PERIGO

A proteção contra superaquecimento não está corretamente ajustada no termofluido utilizado PERIGO DE VIDA DEVIDO A FOGO

- A proteção contra superaquecimento tem que estar corretamente ajustada no termofluido utilizado.
- Prestar especial atenção à ficha técnica de segurança do termofluido.
- Para sistemas abertos e fechados, podem ser válidos ranges das temperaturas de serviço diferentes.
- Para termofluidos Huber:
- Nos termofluidos Huber, o range máximo aplicável da temperatura de serviço é indicado.
- > Ajustar o valor de desativação da proteção contra superaquecimento no **limite de temperatura superior do range de serviço** do termofluido.
- Para termofluidos de outros fabricantes:
- Ajustar o valor de desativação da proteção contra superaquecimento, pelo menos, em 25 K abaixo do ponto de combustão do termofluido.

INFORMAÇÃO

O valor de desativação do SA, máximo ajustável, corresponde nos termofluidos HUBER à temperatura de serviço máxima do termofluido. O range da temperatura de serviço útil pode ser inferior, se a proteção contra superaquecimento estiver corretamente ajustada. Durante o controle de temperatura no limite de temperatura de serviço superior, é possível o disparo do SA devido às tolerâncias.

4.1.3.1 Informações gerais sobre a proteção contra superaquecimento

A proteção contra superaquecimento é uma unidade do termorregulador que é operada de forma independente do controle. O software e hardware foram configurados de forma que, durante um autodiagnóstico (após a ativação da rede elétrica), as principais funções e estados operativos são testados. Se for detectado um erro, a habilitação dos módulos elétricos do termorregulador é bloqueada. Durante o funcionamento os sensores são testados relativamente a curtos-circuitos e interrupções.

A monitoração da temperatura de banho ou de entrada é uma funcionalidade de segurança da sua instalação. Esta é ativada imediatamente após a instalação ter sido abastecida com o termofluido.

Nossos termorreguladores não oferecem apenas a possibilidade de ajustar o valor de desativação da proteção contra superaquecimento, mas também oferecem a possibilidade de definir o modo de desativação do termorregulador. Na configuração clássica o termorregulador desliga o controle de temperatura e a circulação, assim que atingir o valor de desativação (Parar segundo DIN EN 61010). Desta forma é supervisionada uma possível falha no comando do aquecedor. Eventualmente uma elevada exotermia, próxima do valor de desativação, também pode implicar a desativação do termorregulador. Contudo, uma desativação nestas circunstâncias seria fatal. Nossos termorreguladores oferecem aqui a possibilidade de trabalhar com o modo de desativação Segurança do processo. Neste modo o controle de temperatura (refrigeração) e a circulação continuam ativos. Assim sendo, existe a possibilidade de reagir a uma exotermia.

INFORMAÇÃO

O ajuste padrão do modo de desativação da proteção contra superaquecimento é "Parar segundo DIN EN 61010". Em caso de uma reposição dos ajustes de fábrica, a proteção contra superaquecimento é reposta no modo de desativação padrão "Parar segundo DN EN 61010"!

No ato da entrega, o valor de desativação da proteção contra superaquecimento está ajustado em 35 °C. Se a temperatura do termofluido, acabado de inserir, for mais elevada que o valor de desativação ajustado da proteção contra superaquecimento, o sistema aciona um alarme poucos momentos após a conexão da rede elétrica do termorregulador. Ajustar a proteção contra superaquecimento em conformidade com o termofluido utilizado.

Para ajustar o novo valor de desativação da proteção contra superaquecimento, o sistema solicita a entrada de um código exibido, utilizando o teclado numérico ativado. Apenas após a entrada correta é possível modificar o valor de desativação.



Capítulo 4 MANUAL DE INSTRUÇÕES

Ajustar o "Limite de SA: Aquecimento" 4.1.3.2

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Segurança". Selecionar a categoria "Superaquecimento".
- Ler o aviso de segurança e confirmar com "OK".
- > Ler o aviso e confirmar com "OK".
- > Selecionar o registro de diálogo "Limite de SA: Aquecimento".
- Confirmar a seleção com "OK".
- > Selecionar o formato de temperatura ajustado no controle (texto verde).
- Inserir o código de segurança vermelho exibido, utilizando o teclado numérico.
- Inserir o valor para "Valor de SA para aquecimento" com o teclado numérico. Este valor deve ser 25 K inferior ao ponto de combustão do termofluido aplicado.
- Confirmar a entrada com "OK".

Ajustar o "SA do tanque de expansão" 4.1.3.3

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Segurança".
- Selecionar a categoria "Superaquecimento".
- Ler o aviso de segurança e confirmar com "OK".
- Ler o aviso e confirmar com "OK".
- > Selecionar o registro de diálogo "SA do tanque de expansão".
- Confirmar a seleção com "OK".
- Selecionar o formato de temperatura ajustado no controle (texto verde).
- Inserir o código de segurança vermelho exibido, utilizando o teclado numérico.
- Inserir o valor "Valor de SA do tanque de expansão" com o teclado numérico.
- Confirmar a entrada com "OK".

4.1.3.4 Ajustar a "Segurança do processo"

Estão disponíveis duas opções.

"Stop" segundo DIN EN 61010

Se o valor de desativação da proteção contra superaquecimento não for atingido, o termorregulador (aquecedor, circuito de refrigeração e bomba de circulação) desliga (ajuste padrão).

"Segurança do processo"

Assim que o valor de desativação da proteção contra superaquecimento for atingido, o aquecedor é desligado, o circuito de refrigeração e a bomba de circulação permanecem em funcionamento. Desta forma, terá à sua disposição a completa capacidade de resfriamento em situações de emergência (eventual exotermia). Se certifique que o sistema automático do compressão esteja ajustado em Sempre ligado; ([Ajustes do sistema] > [Ajustes Energia/ECO] > [Compressor LIGA-DO/DESLIGADO/AUTO] > [Sempre ligado]).

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Segurança".
- > Selecionar a categoria "Segurança do processo".
- Ler o aviso de segurança e confirmar com "OK".
- Selecionar entre o modo "Parar" e "Segurança do processo".
- Confirmar a seleção com "OK".

4.1.3.5 Controle via "Mostrar valores de SA"

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Segurança".
- Selecionar a categoria "Mostrar valores de SA". É exibido um resumo sobre o atual valor de temperatura medido do sensor de proteção contra superaquecimento, os valores de desativação ajustados e o modo de desativação ajustado (segurança do processo). Alguns termorreguladores estão equipados com 2 sensores de proteção contra superaquecimento, pelo que nestes termorreguladores são exibidos dois valores.
- Premir o botão tátil "OK" após ler e verificar as informações.

4.1.4 Testar o bom funcionamento da proteção contra superaquecimento

PERIGO

Proteção contra superaquecimento (SA) não dispara PERIGO DE VIDA DEVIDO A FOGO

> Testar mensalmente e após cada troca do termofluido o disparo da unidade, de modo a assegurar o funcionamento perfeito.

AVISO

Os seguintes passos são realizados sem a monitoração permanente do termorregulador DANOS MATERIAIS NO E NAS IMEDIAÇÕES DO TERMORREGULADOR

Os procedimentos seguintes apenas podem ser realizados sob permanente monitoração do termorregulador e da aplicação!

INFORMAÇÃO

Realizar o teste somente se a temperatura do termofluido aplicado se situar em aprox. 20 °C. Enquanto for realizado o teste da proteção contra superaquecimento **NÃO é permitido operar o termorregulador sem monitoração**.

Uma descrição para a realização do teste de proteção contra superaquecimento está incluída no controle Pilot ONE.

PROCEDIMENTO

- > Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Segurança".
- Selecionar a categoria "Teste SA".
 - A descrição para a realização do teste de proteção contra superaquecimento é exibida.
- Premir o botão tátil "OK" após ler a informação.

4.1.5 Ajustar o limitador DeltaT

AVISO

O limitador DeltaT não foi ajustado aos instrumentos de vidro utilizados DANOS MATERIAIS DEVIDO AO REBENTAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE VIDRO

> Adaptar o valor DeltaT à respectiva aplicação.

INFORMAÇÃO

A dinâmica da temperatura, no interior do reator/temperatura do processo, é determinada pela temperatura de entrada. É formada uma temperatura diferencial (DeltaT) entre a temperatura de entrada e a temperatura no interior do reator. Quanto maior puder ser o valor DeltaT, melhor será a transferência de energia e consequentemente a velocidade até ser atingido o setpoint pretendido. Contudo, a temperatura diferencial pode superar alguns valores limite, o que poderá culminar no rebentamento da aplicação (instrumentos de vidro). Pode ser necessário restringir esta temperatura diferencial consoante a aplicação (instrumentos de vidro).

huber

Capítulo 4 MANUAL DE INSTRUÇÕES

4.1.5.1 Alteração do limitador DeltaT

PROCEDIMENTO

- > Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Opções de protecção".
- Selecionar a subcategoria "Limitador DeltaT".
- Ajustar o valor DeltaT de acordo com os respectivos instrumentos de vidro aplicados.
- Confirmar a entrada com o botão tátil "OK".

4.2 O trajeto de controle da temperatura


Cada termorregulador com um dispositivo de controle Pilot ONE está equipado com um controle PID para o controle de temperatura interno e do processo. Para muitos dos trabalhos de controle de temperatura é suficiente utilizar os parâmetros de controle programados de fábrica. Nossa vasta experiência e atuais desenvolvimentos na tecnologia de regulagem são aplicados em nossos parâmetros de controle.

Se for utilizado um sistema de orientação de processos para o comando, é ideal enviar a predefinição do setpoint da temperatura digitalmente para o termorregulador. Para isso, o Pilot ONE está equipado com uma interface de Ethernet e USB e o termorregulador está equipado com uma interface RS232. Com o opcional Com.G@te é possível expandir seu termorregulador com uma interface RS485 adicional. Opcionalmente é possível integrar o termorregulador em um ambiente Profibus. → A partir da página 80, ponto »Interfaces e atualização do software«.

INFORMAÇÃO

A adaptação da potência do termorregulador está otimizada a ponto de os processos predefinidos serem processados o mais rapidamente possível. A produtividade da instalação completa é aumentada, poupando energia.

Esquema do trajeto de controle da tempera-

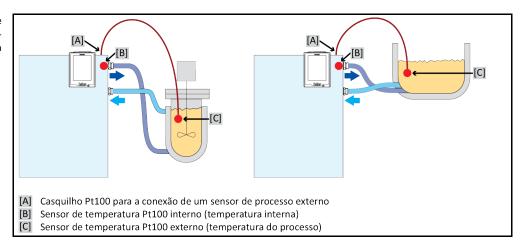

4.2.1 Selecionar o controle de temperatura: interna ou processo


PROCEDIMENTO

- > Acessar ao "Menu de categorias".
- > Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "Processo / Interno".
- Escolher entre o registro "Interno" e "Processo (Cascata)".
- Confirmar a seleção com "OK".

4.2.2 Controle de temperatura em temperatura interna

Durante o controle de temperatura interno é utilizado um circuito de controle, para regular a temperatura no sensor de temperatura interno do aparelho Pt100. Este sensor de temperatura Pt100 está montado no aparelho e se situa junto da saída do termofluido (admissão) ou no recipiente de banho.

Apresentação de um controle de temperatura interno otimizado

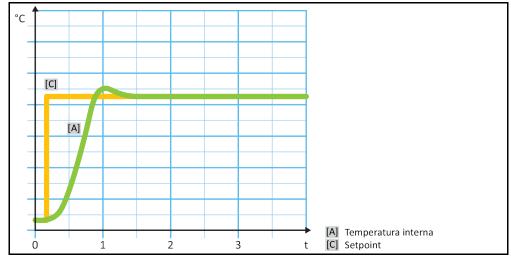

4.2.3 Controle de temperatura na temperatura do processo

Algumas funções de controle de temperatura exigem para bons resultados que a temperatura seja medida em outra posição para além da descrita. O controle da temperatura do processo permite novas alternativas. Durante o controle de temperatura do processo é adicionalmente utilizado um sensor de temperatura Pt100 externo adicional, em combinação com um controle de guia (controle em cascata). O sensor interno na admissão é incluído no controle subsequente. Este método de controle de temperatura é, p. ex., utilizado para a termostatização de recipientes de jaquetas. A predefinição do setpoint é válida para o controle dos processos. Através deste é calculado um setpoint para o controle interno, de modo a obter um setpoint do processo, o mais otimizado possível.


AVISO

Instalação defeituosa do sensor do processo (Pt100)

DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR UM CONTROLE DE TEMPERATURA DEFEITUOSO

- > Falha da aquisição de dados em consequência a um carregamento estático.
- O sensor do processo (Pt100) deve ter um cabo de alimentação blindado.
- > Se o tubo do sensor for metálico, se deve ter atenção à prevenção de circuitos de terra.
- O cabo de alimentação não pode ser desnecessariamente comprido.
- ➤ Ter atenção a uma boa fixação do sensor do processo no local de medição, bem como um bom acoplamento do calor.
- \triangleright O sensor deve ter um bom isolamento em relação à blindagem ou ao aterramento (R > 20 M Ω).

Apresentação de um controle otimizado da temperatura do processo

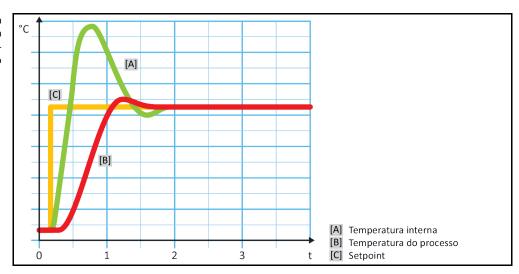



Capítulo 4 MANUAL DE INSTRUÇÕES

4.2.4 Limitador DeltaT

O limitador DeltaT é parte de um controle de temperatura, que tem a função de proteger a instalação ou o processo. Para o limitador DeltaT é predefinido um valor limite. O limitador DeltaT reage em conformidade, assim que o valor limite for atingido durante o aquecimento e resfriamento.

No modo de controle de temperatura "Processo (Cascata)" é avaliada a diferença de temperatura entre a temperatura de entrada e a temperatura do processo. O ajuste por defeito do valor limite é de 100 K. Se o valor limite e o controle de temperatura forem corretamente ajustados, os limites de carga dos instrumentos de vidro não são excedidos. Durante a aproximação do valor limite, a capacidade de aquecimento e de resfriamento são ajustadas. O limitador DeltaT **não** é um equipamento de segurança.

4.2.5 Monitoração dos sensores de temperatura Pt100

O estado elétrico dos sensores de temperatura Pt100 é continuamente verificado. Se durante o controle de temperatura ocorrer o estado "Sensores com defeito", o controle de temperatura é imediatamente interrompido e exibida a respectiva mensagem na tela. Isto se aplica a todos os sensores de temperatura conectados no termorregulador.

4.2.6 Controle de temperatura otimizado graças a parâmetros de controle otimizados

Se a regulagem, isto é, o controle da temperatura não corresponder à qualidade de controle das figuras suprailustradas, é possível ajustar os parâmetros de controle. Com os termorreguladores Huber tem diferentes possibilidades para encontrar os parâmetros de controle ideais. Consoante o equipamento do termorregulador, é possível escolher entre os seguintes procedimentos:

Utilizar parâmetros de fábrica (Padrão)

• Estimar os parâmetros de controle (útil para termóstatos de banho com E-grade Basic e

controle interno)

Identificação rápida (a partir de E-grade Exclusive)
 Com teste preliminar (a partir de E-grade Exclusive)

4.2.7 Subcategoria: "Selecionar auto/expert"

AVISO

Utilização do "Modo Expert" sem conhecimentos aprofundados na técnica MSR. DANOS MATERIAIS NA APLICAÇÃO

> Utilizar apenas este modo se tiver conhecimentos aprofundados na técnica MSR.

Aqui é possível escolher se os parâmetros de controle devem ser ajustados no "Modo automático" ou no "Modo Expert". Para os ajustes no "Modo Expert" são necessários conhecimentos profundos da técnica MSR. Ajustes errados ou incompletos podem influenciar negativamente o funcionamento do termorregulador.

INFORMAÇÃO

No "Modo Expert" a "Configuração auto" está desativada e é apenas possível uma "Configuração manual".

Para trocar de modo é necessário proceder da seguinte forma:

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "TAC / manual".
- Selecionar a subcategoria "Selecionar auto/expert".
- Escolher entre o registro de diálogo "Modo automático" e "Modo Expert".
- Confirmar a seleção com "OK".

4.2.8 Subcategoria: "Configuração auto"

INFORMAÇÃO

Este registro do menu somente pode ser selecionado se o "Modo automático" estiver ajustado.

4.2.8.1 Subcategoria: "Encontrar parâmetros"

4.2.8.1.1 Registro de diálogo: "Identificação rápida"

A "Identificação rápida" do trajeto de controle fornece, de forma rápida e eficaz, parâmetros de controle corretamente adaptados. Com estes parâmetros de controle é assegurado um comportamento de controle muito rápido e preciso. Apenas em situações muito raras é necessária a identificação mais complexa e mais precisa "Com teste preliminar".

INFORMAÇÃO

Não efetuar qualquer alteração no termorregulador e na aplicação, após iniciar o sistema (termorregulador/aplicação externa). Possíveis alterações são: "Encher/drenar compartimento do processo, Alteração da velocidade do agitador, Alteração da posição do sensor de controle de processos Pt100. etc.

PROCEDIMENTO

- > Antes de ajustar os parâmetros de controle, se deve ter em atenção que o termorregulador tenha atingido o setpoint ajustado e que seu controle de temperatura seja realizado há já alguns minutos. Não parar o controle de temperatura.
- Não realizar quaisquer alterações no termorregulador e na aplicação enquanto a programação dos parâmetros não estiver concluída.
- > Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "TAC / manual".
- Selecionar a subcategoria "Configuração auto".
- Selecionar a subcategoria "Encontrar parâmetros".
- Selecionar o registro de diálogo "Identificação rápida".
- Confirmar a seleção com "OK".
- Ler a mensagem exibida e confirmar com "OK".
- > Selecionar o termofluido aplicado na lista.
- Confirmar a seleção com "OK".
- Escolher entre o registro de diálogo "Interno" e "Processo (Cascata)".
- Confirmar a seleção com "OK".
- Inserir um novo setpoint com o teclado numérico. Este deve ter uma diferença mínima de 10 K em relação ao setpoint atual.
- Confirmar a entrada com "OK". O ajuste dos parâmetros de controle através de "Identificação rápida" é iniciado, e após algum tempo é exibida uma mensagem no Display.
- Ler a mensagem exibida e confirmar com "OK".

4.2.8.1.2 Registro de diálogo: "Com teste preliminar"

No caso de algumas aplicações complexas, a "Identificação rápida" do trajeto de controle pode não fornecer os valores de controle ideais. Este pode ser o caso, se não for possível adaptar a construção hidráulica aos volumes de circulação necessários. → Página 42, ponto »Ter atenção durante o planejamento de ensaio«.

Outra otimização do comportamento de controle pode ser alcançada se selecionar a parametrização do controle "Com teste preliminar". Aqui, são determinados os parâmetros de controle dentro dos limites ajustados do setpoint mínimo e máximo. Neste caso, é eventualmente também realizado o controle de temperatura nos limites dos setpoints.

INFORMAÇÃO

Antes de iniciar a parametrização automática do controle, é fundamental ter atenção ao ajuste correto do setpoint máximo e mínimo. A identificação dos valores posteriormente aplicados no range da temperatura de serviço é vantajosa Não efetuar qualquer alteração no termorregulador e na aplicação, após iniciar o sistema (termorregulador/aplicação externa). Alterações são: "Encher/drenar compartimento do processo, Alteração da velocidade do agitador, Alteração da posição do sensor do processo Pt100, etc.



> Visto poder existir um grande range da temperatura de serviço, a identificação dos parâmetros pode demorar um pouco mais neste modo. O controle (regulador) determina até três setpoints de temperatura, que são processados automaticamente de forma sequencial. Estes se situam abaixo da temperatura ambiente, na temperatura ambiente e acima da temperatura ambiente, desde que os valores limite dos setpoints o permitam.

PROCEDIMENTO

- Antes de ajustar os parâmetros de controle, se deve ter em atenção que o termorregulador tenha atingido o setpoint ajustado e que seu controle de temperatura seja realizado há já alguns minutos. Não parar o controle de temperatura.
- Não realizar quaisquer alterações no termorregulador e na aplicação enquanto a programação dos parâmetros não estiver concluída.
- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura". Selecionar a categoria "TAC / manual".
- Selecionar a subcategoria "Configuração auto".
- Selecionar a subcategoria "Encontrar parâmetros".
- Selecionar o registro de diálogo "Com teste preliminar".
- Confirmar a seleção com "OK".
- Ler a mensagem exibida e confirmar com "OK".
- Selecionar o termofluido aplicado na lista.
- Confirmar a seleção com "OK".
- Escolher entre o registro de diálogo "Interno" e "Processo (Cascata)".
- Confirmar a seleção com "OK". O ajuste dos parâmetros de controle através de "Com teste preliminar" é iniciado, e após algum tempo é exibida uma mensagem na tela tátil.
- Ler a mensagem exibida e confirmar com "OK".

Registro de diálogo: "Estimar os parâmetros de controle" 4.2.8.1.3

Em comparação com termóstatos de banho similares e disponíveis no mercado, também nossos termorreguladores simples têm uma vantagem decisiva. Através da entrada do termofluido utilizado e da quantidade de termofluido aplicada, é possível modificar um parâmetro de controle existente. Esta versão é prática para termóstatos de banho sem aplicação externa conectada.

INFORMAÇÃO

Todos os dados técnicos necessários, dos termofluidos listados no Pilot ONE, estão registrados no dispositivo de controle (regulador). Se o termofluido utilizado não estiver na lista, deve-se selecionar um termofluido parecido em termos do range de temperatura e viscosidade. → Página 41, ponto »Informações sobre os termofluidos«.

PROCEDIMENTO

- Antes de ajustar os parâmetros de controle, se deve ter em atenção que o termorregulador tenha atingido o setpoint ajustado e que seu controle de temperatura seja realizado há já alguns minutos. Não parar o controle de temperatura.
- Não realizar quaisquer alterações no termorregulador e na aplicação enquanto a programação dos parâmetros não estiver concluída.
- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "TAC / manual".
- Selecionar a subcategoria "Configuração auto".
- Selecionar a subcategoria "Encontrar parâmetros".
- Selecionar o registro de diálogo "Estimar os parâmetros de controle".
- Confirmar a seleção com "OK".
- Ler a mensagem e confirmar com "Sim". Os parâmetros de controle atuais são sobrescritos.
- Selecionar o termofluido aplicado na lista.
- Confirmar a seleção com "OK".
- Ler a mensagem exibida e confirmar com "OK".
- Inserir o volume de enchimento com o teclado numérico exibido.
- Confirmar a entrada com "OK".
- Pressionar duas vezes o botão tátil da "Seta" para voltar para a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "Processo / Interno".
- Escolher entre o registro de diálogo "Interno" e "Processo (Cascata)".
- Confirmar a seleção com "OK".

4.2.8.2 Subcategoria: "Dinâmica de controle"


É possível selecionar entre um comportamento de controle mais rápido, com uma ultrapassagem possível e aceite da temperatura, e um comportamento de controle, sem ultrapassagem da temperatura. O ajuste padrão é "Rápida com pequena ultrapassagem".

A ultrapassagem é sempre referente à temperatura em destaque. Se tiver, por exemplo, ativado o controle de temperatura do processo, esta é a temperatura em destaque. Contrariamente a isto, a temperatura do banho ou a temperatura de entrada deve estar sempre à frente da temperatura do processo. De modo a obter a melhor transferência de energia possível, é necessária a maior diferença de temperatura possível entre a temperatura do banho ou a temperatura de entrada e a temperatura do processo. Para isso, consultar a figura "Apresentação de um controle otimizado da temperatura do processo". → A partir da página 58, ponto »Controle de temperatura na temperatura do processo«. Isto só pode ser realizado com um grande caudal volúmico do termofluido. No ajuste "Rápida com pequena ultrapassagem" a combinação de um elevado caudal volúmico do termofluido e da excelente eletrônica de regulação (controle) produzem raramente uma ultrapassagem da temperatura do processo e simultaneamente o setpoint é atingido mais rapidamente. Contrariamente ao modo "Rápida com pequena ultrapassagem" existe o ajuste "Sem ultrapassagem". Neste caso, a aproximação à temperatura nominal é realizada de forma mais cuidadosa e consequentemente de modo aperiódico. O tempo até à regulação do setpoint definido demora mais tempo. O fator "Sem ultrapassagem" é apenas válido em caso de poucas interferências externas. Prestar atenção às instruções. → Página 42, ponto »Ter atenção durante o planejamento de ensaio«.


INFORMAÇÃO

O comportamento de controle pode ser selecionado, a qualquer altura, sem uma nova identificação dos parâmetros de controle.

Controle de temperatura interno, aperiódico

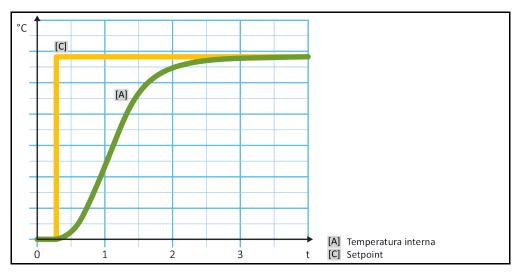

Controle de temperatura interno, dinâmico com possível ultrapassagem da temperatura

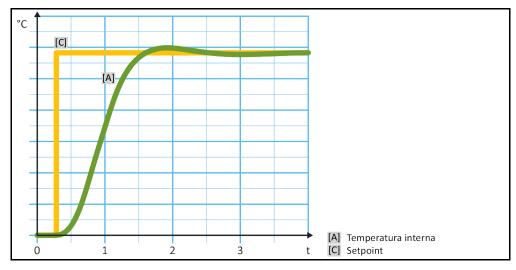

huber

Capítulo 4 MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROCEDIMENTO

- > Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- > Selecionar a categoria "TAC / manual".
- Selecionar a subcategoria "Configuração auto".
- Selecionar a subcategoria "Dinâmica de controle".
- Escolher entre o registro de diálogo "Rápida com pequena ultrapassagem" e "Sem ultrapassagem".
- Confirmar a seleção com "OK".

4.2.8.3 Subcategoria: "Propriedades do fluido"

4.2.8.3.1 Subcategoria "Selecionar fluido"

Neste registro é selecionado o termofluido utilizado, a partir de uma lista.

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "TAC / manual".
- > Selecionar a subcategoria "Configuração auto".
- > Selecionar a subcategoria "Propriedades do fluido".
- > Selecionar a subcategoria "Selecionar fluido".
- Selecionar o termofluido aplicado na lista.
- Confirmar a seleção com "OK".

4.2.8.3.2 Subcategoria: "Volume do banho / Circulação"

Neste registro é definido o nível de enchimento do termofluido em seu banho/circuito.

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- > Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "TAC / manual".
- Selecionar a subcategoria "Configuração auto".
- > Selecionar a subcategoria "Propriedades do fluido".
- Selecionar a subcategoria "Volume do banho / Circulação".
- Ler a mensagem e confirmar com "OK".
- > Inserir o volume de enchimento com o teclado numérico exibido.
- Confirmar a entrada com "OK".

4.2.8.3.3 Subcategoria: "VPC/Bypass"

Neste registro é definido se é utilizado um/nenhum bypass.

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- > Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- > Selecionar a categoria "TAC / manual".
- Selecionar a subcategoria "Configuração auto".
- > Selecionar a subcategoria "Propriedades do fluido".
- Selecionar a subcategoria "VPC/Bypass".
- Escolher entre o registro de diálogo "Bypass não usado" e "Bypass usado".
- Confirmar a seleção com "OK".



MANUAL DE INSTRUÇÕES

4.2.8.3.4 Subcategoria: "Mostrar fluido"

Com este registro é acessado um resumo dos ajustes efetuados.

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura". Selecionar a categoria "TAC / manual".
- Selecionar a subcategoria "Configuração auto".
- > Selecionar a subcategoria "Propriedades do fluido".
- Selecionar a subcategoria "Mostrar fluido".
- Premir "OK" após ter lido/controlado os ajustes.

4.2.8.4 Subcategoria: "Mostrar parâmetros"

Aqui, os parâmetros ajustados podem ser exibidos no "Modo automático".

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- > Selecionar a categoria "TAC / manual".
- Selecionar a subcategoria "Configuração auto".
- Selecionar a subcategoria "Mostrar parâmetros".
- Premir "OK" após ter lido/controlado os parâmetros.

4.2.9 Subcategoria: "Configuração manual"

AVISO

Utilização do "Modo Expert" sem conhecimentos aprofundados na técnica MSR. DANOS MATERIAIS NA APLICAÇÃO

Utilizar apenas este modo se tiver conhecimentos aprofundados na técnica MSR.

INFORMAÇÃO

No "Modo Expert" a "Configuração auto" está desativada e é apenas possível uma "Configuração manual".

Para os ajustes no "Modo Expert" são necessários conhecimentos profundos da técnica MSR. Ajustes errados ou incompletos podem influenciar negativamente o funcionamento do termorregulador.

4.2.9.1 Subcategoria: "Alterar os parâmetros"

Neste registro de menu é efetuada a configuração manual dos parâmetros de controle. Se apenas for efetuado o controle da temperatura, os parâmetros de controle serão apenas inseridos no registro "Interno". Durante uma regulagem, isto é, controle da temperatura do processo, o controle interno também pode intervir, por exemplo, assim que for atingido o limite do setpoint ou uma limitação DeltaT. Por conseguinte, é necessário definir os registros de parâmetros, durante o controle da temperatura do processo, em todos os 3 registros ("Interno", "Jaqueta" e "Processo").

4.2.9.1.1 Subcategoria: "Interno"

Aqui são inseridos sequencialmente os novos valores para "KP", "Tn" e "Tv".

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "TAC / manual".
- Selecionar a subcategoria "Configuração manual".
- Selecionar a subcategoria "Alterar os parâmetros".
- Selecionar a subcategoria "Interno".
- Inserir o novo valor "KP" com o teclado numérico.



- Confirmar a entrada com "OK".
- Inserir o novo valor "Tn" com o teclado numérico.
- Confirmar a entrada com "OK".
- Inserir o novo valor "Tv" com o teclado numérico.
- Confirmar a entrada com "OK".

4.2.9.1.2 Subcategoria: "Jaqueta"

Agui é inserido o novo valor para "KP".

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- > Selecionar a categoria "TAC / manual".
- Selecionar a subcategoria "Configuração manual".
- > Selecionar a subcategoria "Alterar os parâmetros".
- Selecionar a subcategoria "Jaqueta".
- Inserir o novo valor "KP" com o teclado numérico.
- Confirmar a entrada com "OK".
- Ler a mensagem e confirmar com "OK".

4.2.9.1.3 Subcategoria: "Processo"

Aqui são inseridos sequencialmente os novos valores para "KP", "Tn" e "Tv".

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "TAC / manual".
- Selecionar a subcategoria "Configuração manual".
 Selecionar a subcategoria "Alterar os parâmetros".
- > Selecionar a subcategoria "Processo".
- > Inserir o novo valor "KP" com o teclado numérico.
- > Confirmar a entrada com "OK".
- Inserir o novo valor "Tn" com o teclado numérico.
- Confirmar a entrada com "OK".
- Inserir o novo valor "Tv" com o teclado numérico.
- Confirmar a entrada com "OK".

4.2.9.2 Subcategoria: "Mostrar parâmetros"

Com esta função são exibidos os parâmetros manualmente ajustados.

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- > Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- > Selecionar a categoria "TAC / manual".
- > Selecionar a subcategoria "Configuração manual".
- Selecionar a subcategoria "Mostrar parâmetros".
- Premir "OK" após ter lido/controlado os parâmetros.

4.2.9.3 Subcategoria: "Estrutura do controle"

Nesta função são disponibilizadas duas diferentes estruturas de controles.

"Controle PID Huber": ajuste padrão

"Controle PID clássico": esse ajuste é utilizado exclusivamente para trabalhos de serviço, pelos técnicos do serviço de assistência da firma Huber.



PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- > Selecionar a categoria "TAC / manual".
- Selecionar a subcategoria "Configuração manual".
- Selecionar a subcategoria "Estrutura do controle".
- Escolher entre o registro de diálogo "Controle PID Huber" e o "Controle PID clássico".
- Confirmar a seleção com "OK".

4.2.10 Subcategoria: "Resetar parâmetros"

Com esta função podem ser resetados os parâmetros de controle nos ajustes de fábrica.

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- > Selecionar a categoria "TAC / manual".
- > Selecionar a subcategoria "Resetar parâmetros".
- > Ler a mensagem e confirmar com "Sim". Os parâmetros de controle são resetados/apagados. O termorregulador somente pode ser novamente colocado em funcionamento após reiniciar.
- Para isso, se deve desligar e voltar a ligar o termorregulador. Os parâmetros são repostos (resetados).

4.2.11 Subcategoria: "Mostrar parâmetros"

Com esta função são exibidos os parâmetros ajustados. Consoante o ajuste anterior, estes podem ser "Controle automático de parâmetros" ou "Controle manual de parâmetros".

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "TAC / manual".
- > Selecionar a subcategoria "Mostrar parâmetros".
- > Premir "OK" após ter lido/controlado os parâmetros.

4.2.12 Ajustar os limites dos setpoints

Resumo dos limites de temperatura

°C	[Temperatura de serviço máxima]
	Temperatura máx. possível do termorregulador.
	[Valor limite do superaquecimento]
	25 K abaixo do ponto de combustão do termofluido.
	[Setpoint máximo]
	Limite superior da termorregulação definido pelo operador.
	[Ponto de ajuste]
	Apenas pode ser definido em um range predefinido (entre setpoint máximo e mínimo).
	[Setpoint mínimo]
	Limite inferior da termorregulação definido pelo operador.
	[Temperatura de serviço mínima]
	Temperatura mín. possível do termorregulador.

Os limites para o setpoint mínimo e máximo se destinam à segurança da instalação. Estes **têm** que ser ajustados antes do primeiro controle da temperatura e em caso de troca do termofluido, tendo sempre em consideração o campo de aplicação do termofluido. O limite máximo do setpoint limita a predefinição do setpoint para a temperatura de banho ou de entrada. O limite mínimo do setpoint



Capítulo 4 MANUAL DE INSTRUÇÕES

protege a baixas temperaturas contra uma viscosidade excessiva ou congelamento. O setpoint ajustável apenas será possível no range de temperatura entre o limite mínimo e máximo do setpoint.

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Opções de proteção".
- Selecionar a categoria "Limites de setpoint".
- Selecionar a subcategoria "Setpoint mínimo".
- Inserir o novo valor com o teclado numérico.
- > Confirmar a entrada com "OK".
- Confirmar a indicação seguinte novamente com "OK".

A seleção correta é exibida graficamente e o "Setpoint mínimo" é imediatamente modificado. Se a seleção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente a indicação volta para a categoria "Limites de setpoint". Tentar novamente a alteração do "Setpoint mínimo".

- > Selecionar a subcategoria "Setpoint máximo".
- > Inserir o novo valor com o teclado numérico.
- Confirmar a entrada com "OK".
- Confirmar a indicação seguinte novamente com "OK".

A seleção correta é exibida graficamente e o "Setpoint máximo" é imediatamente modificado. Se a seleção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente a indicação volta para a categoria "Limites de setpoint". Tentar novamente a alteração do "Setpoint máximo".

INFORMAÇÃO

Verificar os valores ajustados do setpoint mínimo e máximo sempre que efetuar alterações no sistema, especialmente após uma troca do termofluido.

4.2.13 Ajustar o setpoint

PROCEDIMENTO

- > Acessar à tela "Home"
- Pressionar o símbolo do teclado ao lado de "Tponto de ajuste".
- Inserir um novo setpoint com o teclado numérico.

É válido:

[Limitação do setpoint mínimo] ≤ [Setpoint] ≤ [Limitação do setpoint máximo].

Se estas condições forem infringidas, o sistema transmite um aviso pela **>Tela tátil<** [88] e a entrada é ignorada. Neste caso se deve apagar o valor inserido com o botão de "Seta" ou com o botão "Clear". Inserir novamente o setpoint.

- Confirmar a entrada com "OK".
- > Confirmar a indicação seguinte novamente com "OK".

A seleção correta é exibida graficamente e o setpoint é imediatamente modificado. Se a seleção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente a indicação volta para a tela "Home". Tentar novamente a alteração do setpoint.

4.3 Ajustar a capacidade de refrigeração



Liberação da água de resfriamento ajustada em temperaturas > 95 °C e abrir a válvula manual da água de resfriamento a montante

QUEIMADURAS GRAVES DEVIDO À SAÍDA DE VAPOR QUENTE

- Consoante a pressão ou o caudal da água, o vapor pode ser projetado a alta pressão pela linha de refluxo da conexão da água de resfriamento.
- Utilizar somente tubos ou mangueiras resistentes a elevadas temperaturas (p. ex. tubos blindados) e uniões roscadas.
- Evitar com medidas adequadas (p. ex. tubos fixos, fixação das mangueiras) que eventuais descargas de pressão na linha de refluxo possam dar origem a perigos.
- Após uma fase de vapor pode sair água muito quente (95 °C > T > 60 °C) durante um período prolongado.
- A temperatura recomendada para a água de admissão e a pressão da água recomendada devem ser consultadas na ficha técnica. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.

AVISO

Nenhuma proteção contra corrosão

DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

- A aplicação de inibidores de corrosão é obrigatória, se o circuito da água for sujeito a substâncias salinas (cloretos, brometos).
- Deve ser assegurada a resistência dos materiais instalados no circuito da água de resfriamento com a respectiva água de resfriamento. Os materiais usados devem ser consultados na ficha técnica. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.
- Assegurar a validade da garantia através da aplicação de medidas adequadas.
- Informações sobre a qualidade da água podem ser consultadas em www.huber-online.com.

AVISO

Utilização de águas fluviais/do mar não-filtradas para o resfriamento a água DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

- Águas fluviais/do mar não-filtradas são inadequadas para o resfriamento a água, devido a suas impurezas.
- Utilizar exclusivamente água municipal ou água fluvial/do mar devidamente filtrada para o resfriamento a água.
- Não é permitida a utilização de água do mar para o resfriamento a água.
- Informações sobre a qualidade da água podem ser consultadas em www.huber-online.com.

INFORMAÇÃO

As temperaturas de água relativamente elevadas (> 60 °C) podem, consoante a qualidade da água, causar calcificações nas mangueiras/tubos (também internamente). Através de medidas adequadas (p. ex. descalcificações regulares) devem ser evitadas possíveis restrições e obstruções. → Página 89, ponto »Intervalo do controle de funcionamento e visual«.

4.3.1 Conexão da água de resfriamento

Aplicável a Unistat T305w HT, T320w HT, T330w HT, T340w HT, T345w HT



Utilização de mangueiras inadequadas/com defeito e/ou uniões de mangueiras FERIMENTOS

- > Termofluido
- Utilizar mangueiras e/ou uniões de mangueiras corretas.
- > Controlar regularmente a estanqueidade e a qualidade das mangueiras e uniões de mangueiras e, se necessário, tomar as medidas necessárias (substituição).
- Isolar e proteger as mangueiras do circuito de controle de temperatura contra o contato direto/esforços mecânicos.
- Água de resfriamento
- > Para requisitos de segurança mais elevados têm que ser utilizados tubos blindados.
- Fechar sempre a alimentação da água de resfriamento para o termorregulador, até mesmo durante desativações curtas (p. ex. durante a noite).

A série T3xxw HT está equipada com uma conexão da água de resfriamento com consumo da água de resfriamento regulado. Com estes termorreguladores é possível realizar gradientes térmicos positivos (p. ex. salto do setpoint de 20 °C para 150 °C), mas também gradientes térmicos negativos (p. ex. salto do setpoint de 150 °C para 20 °C). A série T300w HT está equipada com uma capacidade de resfriamento regulada, a qual regula a temperatura de saída da água para um valor em que, por norma, não é possível a formação de calcário (máx. aprox. 60 °C).

PROCEDIMENTO

- ➤ Consultar na ficha técnica a temperatura admissível da água de admissão. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.
- ➤ Consultar na ficha técnica a pressão de água admissível. → A partir da página 104, ponto »Apên-dice«.
- Utilizar somente uniões roscadas, tubos e mangueiras resistentes a altas temperaturas (p. ex. tubos blindados).

Capítulo 4



4.4 Encher, purgar o ar, desgaseificação e drenar

Prestar atenção ao esquema de conexão. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.

! CUIDADO

Superfícies, conexões e termofluidos extremamente quentes/frios QUEIMADURAS NOS MEMBROS

- As superfícies, as conexões e termofluido podem estar extremamente quentes ou frios, consoante o modo operativo.
- Evitar o contato direto com as superfícies, conexões e o termofluido!
- Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperaturas, óculo de proteção).

AVISO

O circuito do termofluido é fechado por válvulas de fecho, se a circulação estiver ativa DANOS MATERIAIS NA BOMBA DE CIRCULAÇÃO MONTADA NO TERMORREGULADOR

- > Não fechar o circuito do termofluido com válvulas de fecho, durante uma circulação ativa.
- Termorregular o termofluido para a temperatura ambiente, antes de parar a circulação.

4.4.1 Aplicação externa fechada

ATENÇÃO

Operação de uma aplicação externa fechada com >Tanque de expansão < [18] bloqueado REBENTAMENTO DEVIDO A SOBREPRESSÃO DURANTE O CONTROLE DE TEMPERATURA

- Desligar imediatamente o termorregulador.
- Deixar arrefecer o termofluido para a temperatura ambiente.
- Antes da colocação em funcionamento do termorregulador com uma aplicação externa fechada, deve-se desbloquear o >Tanque de expansão< [18]. → Página 35, ponto »Fechar/abrir o tanque de expansão [18]«.</p>

4.4.1.1 Encher e purgar o ar de uma aplicação externa fechada

CUIDADO

Desrespeito pela ficha técnica de segurança do termofluido utilizado FERIMENTOS

- Possibilidades de perigo de ferimentos dos olhos, pele, vias respiratórias.
- > A ficha técnica de segurança do termofluido utilizado deve ser lida e suas instruções respeitadas, antes de utilizar o termofluido.
- > Ter atenção às prescrições e instruções de trabalho locais em vigor.
- Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperaturas, óculo de proteção, calçado de segurança).
- Perigo de deslizamento devido a sujeira no piso e no local de trabalho. Limpar o posto de trabalho e prestar atenção ao descarte correto do termofluido e dos consumíveis e meios auxiliares. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.

AVISO

Purga do ar semiautomática

DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR


- Um elevado tempo de tolerância da queda da pressão pode originar danos na bomba, se simultaneamente estiver pouco termofluido no sistema.
- Observar continuamente o nível do termofluido no >Óculo de inspeção< [23] ou na >Tela tátil< [88]. Adicionar termofluido durante a fase de purga do ar, para que o nível do termofluido no >Tanque de expansão< [18] não desça abaixo da marca mínima.</p>

INFORMAÇÃO


Calcular se o >Tanque de expansão< [18] tem capacidade suficiente para absorver o volume de expansão durante o funcionamento. Ter em consideração as seguintes quantidades: [Nível de enchimento mínimo do termorregulador] + [Conteúdo do >Tanque de expansão adicional< [19] (opcional)]

+ [Conteúdo das mangueiras do circuito de controle de temperatura] + [Volume da jaqueta da aplicação] + [10%/100 K].

Níveis no >Óculo de inspeção < [23]

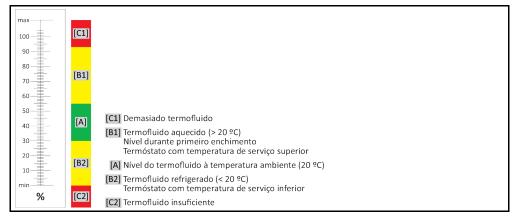

Nível do termofluido na >Tela tátil< [88]

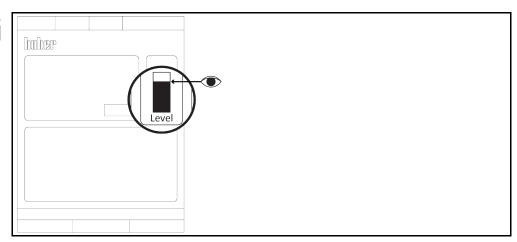

- Durante o enchimento se deve ter em atenção eventuais medidas necessárias como, por exemplo, o aterramento dos recipientes, funis e outros meios auxiliares.
- Encher a partir de uma altura mais baixa possível.

PROCEDIMENTO

- Assegurar que o >Tanque de expansão< [18] foi desbloqueado. → Página 35, ponto »Fechar/abrir o tanque de expansão [18]«. O >Tanque de expansão< [18]apenas pode ser desbloqueado durante o uso de uma aplicação externa aberta.</p>
- Inserir cuidadosamente termofluido adequado na >Abertura de enchimento [17], utilizando os acessórios de enchimento (funil e/ou copo). O termofluido é transportado do >Tanque de expansão [18] para o termorregulador e através das uniões de mangueiras para a aplicação externa. O nível pode ser consultado no >Óculo de inspeção [23] ou na >Tela tátil [88]. Assegurar o descarte correto durante a limpeza dos acessórios de enchimento. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.
- Antes de iniciar o processo de purga do ar deve-se encher o >Tanque de expansão< [18] entre 50 e 70%. O termofluido é transportado do >Tanque de expansão< [18] para o termorregulador.</p>
- Aguardar até o nível no >Óculo de inspeção< [23] ou na >Tela tátil< [88] parar de descer. Encher o >Tanque de expansão< [18] novamente entre 50 e 70 %.</p>
- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "Iniciar/Parar".
- > Selecionar o registro de diálogo "Iniciar purga de ar".
- Confirmar a seleção com "OK"
- Confirmar o intervalo predefinido com "OK". Ou definir um intervalo com o teclado numérico exibido. Confirmar a entrada com "OK". A purga do ar é iniciada. A purga do ar é parada se o nível no >Óculo de inspeção< [23] ou na >Tela tátil< [88] descer muito rapidamente. Adicionar termofluido (nível 50 até 70 %) e reiniciar a purga do ar. Esse procedimento tem de ser repetido, consoante o tipo de termorregulador e a aplicação conectada. Se na >Linha de estado< [Campo 10] um intervalo efetuar uma contagem decrescente, a purga do ar somente poderá ser reiniciada após expiração desse intervalo.</p>

huber

Capítulo 4 MANUAL DE INSTRUÇÕES

INFORMAÇÃO

Se durante aplicações externas fechadas (reatores) o nível do líquido (no indicador de nível) permanecer constante durante o funcionamento da bomba, bem como durante a parada da bomba, a aplicação é considerada purgada.

- Parar a purga do ar. Acessar à categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "Start/Stop".
- > Selecionar o registro de diálogo "Parar purga de ar".
- Confirmar a seleção com "OK". A purga do ar é parada e a bomba ainda trabalha durante aprox. 30 segundos complementares. Aguardar até a bomba parar.
- Fechar manualmente o >Fecho do tanque de expansão < [22].</p>

INFORMAÇÃO

Especialmente durante a primeira colocação em funcionamento e após a troca do termofluido é essencial realizar a **purga do ar** e a **desgaseificação**. Apenas assim é possível assegurar o bom funcionamento e sem falhas. Realizar a desgaseificação após a purga do ar. → Página 71, ponto »**Desgaseificar a aplicação externa fechada«**.

Ter atenção à dilatação volúmica do termofluido em conformidade com o range da temperatura de serviço em que pretende trabalhar. Na temperatura de serviço "mais baixa", a marca **mínima** no >**Óculo de inspeção<** [23] ou na >**Tela tátil<** [88] não pode ser violada e na temperatura de serviço "mais alta" não pode ocorrer o vertimento do >**Tanque de expansão<** [18]. Em caso de um enchimento excessivo, deve-se drenar o termofluido em excesso. → Página 73, ponto **»Drenar a aplicação externa fechada«**. Verificar se o termofluido pode ser reutilizado. Assegurar o descarte correto do termofluido. → Página 17, ponto **»Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«**.

4.4.1.2 Desgaseificar a aplicação externa fechada

! CUIDADO

Em caso de misturas de líquidos rapidamente aquecidas, o termofluido pode ser repentinamente expelido do >Tanque de Expansão< [18]

QUEIMADURAS/DANOS MATERIAIS

O aquecimento demasiado rápido da solução de baixa ebulição, contida na mistura, pode implicar um vertimento inadvertido e repentino do >Tanque de expansão< [18].</p>

/! CUIDADO

Superfície quente no >Tanque de expansão < [18] no modo "Desgaseificação" QUEIMADURAS NOS MEMBROS

- Não tocar o >Tanque de expansão < [18] durante o modo "Desgaseificação"!</p>
- Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperaturas, óculo de proteção).

AVISO

Sobreposição do gás inerte do >Tanque de expansão< [18] superior a 0,1 bar (ü) DANOS MATERIAIS DEVIDO A DANOS MECÂNICOS DO >TANQUE DE EXPANSÃO< [18]

Em caso de utilização do conjunto de vedação opcional para Unistates, em combinação com uma sobreposição do gás inerte estática, tem que ser utilizada uma limitação da pressão de 0,1 bar (ü).

INFORMAÇÃO

Em caso de troca de termofluido de baixo ponto de ebulição para termofluido com ponto de ebulição mais alto, podem permanecer restos do termofluido de baixa ebulição no termorregulador. Consoante a temperatura de serviço, o termofluido de baixo ponto de ebulição entra em fase de ebulição, são formadas bolhas de gás que desestabilizam temporariamente a pressão da bomba. Em consequência pode ser acionada uma desativação de segurança. As bolhas do gás alcançam o >Tanque de expansão < [18] e podem ser evacuadas através do >Fecho do tanque de expansão < [22] e da >Abertura de enchimento < [17]. Através da desgaseificação os restos do termofluido com ponto de baixa ebulição são eliminados.

Para seu termorregulador aconselhamos a sobreposição do gás inerte. Para isso oferecemos em nossa gama de acessórios o conjunto de vedação para Unistates. Os termorreguladores da série 400 e TR estão equipados de série com as conexões para a sobreposição do gás inerte.

Durante a utilização de um Unistat, o termofluido está protegido contra as influências ambientais. Desta forma é suprimida a acumulação de umidade ou a decomposição oxidativa do termofluido. Com uma sobreposição estática de um gás inerte, é possível prolongar substancialmente a vida útil do termofluido. Especialmente se pretender operar a longo prazo nos limites da temperatura de serviço do termofluido. (Higroscopia, oxidação).

A temperatura no >Tanque de expansão< [18] é medida através de um sensor de temperatura. Através da dilatação do termofluido quente, durante a desgaseificação, a temperatura no >Tanque de expansão< [18] pode aumentar. Um dispositivo de resfriamento passivo previne temperaturas demasiado elevadas no >Tanque de expansão< [18] e protege o termofluido contra oxidação. O ajuste de fábrica é de 45 °C. Contudo, a subida de bolhas de gás pode provocar temperaturas temporárias de > 70 °C no > Tanque de expansão< [18]. Isto se deve ao envelhecimento e tipo e quantidade do termofluido de baixo ponto de ebulição existente no circuito de controle de temperatura.

Na categoria "Segurança" no ponto "Superaquecimento" é possível ajustar o valor de desativação, do sensor de temperatura implementado, no modo de desgaseificação em até 100 °C. No modo normal podem ser ajustados máx. 70 °C no >Tanque de expansão < [18].

Termofluidos são fortemente higroscópicos (absorvem umidade). Esse efeito aumenta com a descida da temperatura de serviço. O seguinte modo de desgaseificação, o qual deve ser **permanentemente monitorado**, ajuda a eliminar eventuais restos de água do circuito de controle de temperatura.

PROCEDIMENTO

- ➤ Ativar após a purga do ar o ponto de menu "Desgaseificação". Requisito: o termorregulador foi corretamente enchido e/ou limpo conforme descrito. → Página 69, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicação externa fechada« e/ou → Página 95, ponto »Lavagem do circuito do termofluido«.
- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- > Selecionar a categoria "Iniciar/Parar".
- > Selecionar o registro de diálogo "Iniciar desgaseificação".
- Confirmar a seleção com "OK".
- > Ler o aviso e confirmar com "OK".
- Acessar a tela "Home".
- > Selecionar o símbolo do teclado ao lado de "T_{setpoint}".
- Inserir um setpoint com o teclado numérico. Este setpoint tem que ser inferior ao ponto de ebulição do termofluido de baixo ponto de ebulição. O setpoint é aumentado em passos de 10 K, durante o processo de desgaseificação, até à temperatura de serviço máxima.
- Confirmar a entrada com "OK".
- Confirmar a indicação seguinte novamente com "OK".
 A seleção correta é exibida graficamente e o "Setpoint" é imediatamente modificado. Se a seleção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente, a indicação volta para a tela "Home". Tentar novamente a alteração do "Setpoint".
- Termorregular até este setpoint, até a temperatura no >Tanque de expansão < [18] não subir mais ou até descer.</p>

Controle da temperatura no >Tanque de expansão < [18].

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Segurança".
- Selecionar a categoria "Mostrar valores de SA". S\u00e3o exibidas todas as temperaturas de seguran\u00e7a medidas.
- Controlar a temperatura no >Tanque de expansão < [18]. Se esta aumentar, o processo de desgaseificação está ativo. Aguardar até a temperatura no >Tanque de expansão < [18] parar de subir ou até descer.</p>
- Acessar à tela "Home"
- Pressionar o símbolo do teclado ao lado de "T_{setpoint}".
- Aumentar o setpoint em 10 K.
- Confirmar a entrada com "OK".
- Confirmar a indicação seguinte novamente com "OK".
 A seleção correta é exibida graficamente e o "Setpoint" é imediatamente modificado. Se a seleção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamen-
- ção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente a indicação volta para a tela "Home". Tentar novamente a alteração do "Setpoint".
- ➤ Termorregular até a temperatura no >Tanque de expansão < [18] parar de subir ou até descer.
- > Controlar novamente a temperatura no >Tanque de expansão < [18].
- > Repetir o aumento do setpoint em 10 K, até a temperatura no >Tanque de expansão < [18] parar de subir.
- Termorregular seguidamente o termofluido na última temperatura ajustada até o >Tanque de expansão < [18] atingir a temperatura ambiente.</p>

huber

Capítulo 4 MANUAL DE INSTRUÇÕES

INFORMAÇÃO

O processo completo pode demorar várias horas, dependendo do grau da contaminação e da dimensão da aplicação. O controle de temperatura deve ser continuado até a temperatura no >Tanque de expansão < [18] atingir novamente a temperatura ambiente.

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "Start/Stop".
- > Selecionar o registro de diálogo "Parar desgaseificação".
- Confirmar a seleção com "OK".
- Ler o aviso e confirmar com "OK". A desgaseificação para imediatamente e a bomba continua a trabalha durante aprox. 30 segundos adicionais. Aguardar até a bomba parar.
- > Conectar um tubo de drenagem adequado (este tem que ser compatível com o termofluido) na >Drenagem do tanque de expansão< [9] (se existente) ou >Drenagem< [8].
- Encaixar a outra extremidade do tubo em um recipiente adequado que seja compatível com o termofluido e a temperatura do termofluido.
- ➤ Drenar o >Tanque de expansão< [18]. Abrir a >Válvula de drenagem do tanque de expansão< [5] girando no sentido anti-horário (em 90° para a esquerda até ao batente). Ter atenção à alta temperatura do termofluido. → Página17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.</p>
- Fechar a >Válvula de drenagem do tanque de expansão < [5] girando no sentido horário (em 90° para a direita até ao batente).</p>
- Retirar o tubo de drenagem e o recipiente. Assegurar o descarte correto. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.
- Abrir manualmente o >Fecho do tanque de expansão < [22].
- Inserir termofluido original, utilizando os acessórios de enchimento (funil e/ou copo), cuidado-samente na >Abertura de enchimento< [17]. O nível pode ser consultado no >Óculo de inspeção< [23] ou na >Tela tátil< [88]. Não misturar termofluidos distintos. Assegurar o descarte correto durante a limpeza dos acessórios de enchimento. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.</p>
- Fechar manualmente o >Fecho do tanque de expansão < [22].</p>
- O processo de desgaseificação está concluído.

4.4.1.3 Drenar a aplicação externa fechada

CUIDADO

Termofluido quente ou muito frio

QUEIMADURAS GRAVES NOS MEMBROS

- Antes de iniciar a drenagem deve-se assegurar que o termofluido está na temperatura ambiente (20 °C).
- > Se o termofluido for demasiado viscoso a esta temperatura para uma drenagem: termorregular o termofluido durante alguns minutos, até a viscosidade ser adequada para a drenagem. Nunca termorregular o termofluido com a drenagem aberta.
- Atenção, perigo de queimaduras durante a drenagem do termofluido a uma temperatura superior a 20 °C.
- Usar sempre equipamento de proteção pessoal durante a drenagem.
- Drenar somente com um tubo de drenagem e recipiente coletor adequados. Estes devem ser compatíveis com o termofluido e a respectiva temperatura.

INFORMAÇÃO

Os termorreguladores não estão todos equipados com a mesma combinação de conexões / drenagens. Pular esse ponto, se seu termorregulador não estiver equipado com a conexão / drenagem.

PROCEDIMENTO

> Somente válido para termorreguladores com a função "Drenagem":

Para que o circuito do termofluido seja completamente esvaziado, é necessário ativar a função "Drenagem". Em um termorregulador resfriado a água, e dependendo do modelo, essa função abre também a válvula de controle no circuito da água de resfriamento. Assim, é possível o aumento do consumo de água de resfriamento durante a drenagem. Pular a instrução seguinte, se o registro de diálogo "Drenagem" não estiver disponível:

- Selecionar sequencialmente "Menu de categorias", "Controle de temperatura", "Iniciar/Parar".
- Selecionar o registro de diálogo "Drenagem".
- Confirmar a seleção com "OK".
- Ler a mensagem e confirmar com "OK".
- A mensagem seguidamente exibida **não** deve ser confirma<u>da</u> com "OK".
- Conectar um tubo de drenagem adequado na >Drenagem< [8].</p>

MANUAL DE INSTRUÇÕES Capítulo 4

- Conectar um tubo de drenagem adequado na >Drenagem do tanque de expansão < [9].</p>
- Encaixar as extremidades das mangueiras em recipientes adequados (p. ex. recipientes originais que são compatíveis com o termofluido).
- Abrir a >Válvula de drenagem do termofluido < [3] girando no sentido anti-horário.
- Abrir a **>Válvula de drenagem<** [4] girando no sentido anti-horário.
- Abrir a >Válvula de drenagem do tanque de expansão < [5] girando no sentido anti-horário.
- Aguardar até o termofluido ser transportado desde a aplicação externa, passando pela câmara da bomba e os tubos de drenagem até ao recipiente.
- Preparar mais um recipiente adequado (p. ex. um tina) para recolher o termofluido da >Drenagem total< [10].</p>
- Retirar o parafuso de cabeça serrilhada da >Drenagem total (10). Assim que abrir o parafuso de cabeça serrilhada, o restante termofluido flui do termorregulador para o recipiente.
- > Abrir a >Válvula de drenagem do separador de água< [76] girando no sentido anti-horário.
- Drenar a aplicação externa. A descrição sobre a drenagem deve ser consultada na documentação que recebeu com a aplicação.
- Desconectar a aplicação externa da conexão >Saída circulação < [1].</p>
- Desconectar a aplicação externa da conexão >Entrada circulação < [2]. Deixar o termorregulador algum tempo aberto para garantir sua secagem completa (sem tampas de fecho e com as válvulas de drenagem abertas).</p>
- Conectar a aplicação externa com a conexão >Saída circulação < [1].</p>
- Conectar a aplicação externa com a conexão >Entrada circulação < [2].</p>
- Fechar a **>Válvula de drenagem do separador de água<** [76] girando no sentido horário.
- Montar o parafuso de cabeça serrilhada na >Drenagem total< [10].
- Fechar a >Válvula de drenagem do termofluido < [3] girando no sentido horário.
- Fechar a >Válvula de drenagem< [4] girando no sentido horário.</p>
- > Fechar a >Válvula de drenagem do tanque de expansão < [5] girando no sentido horário.
- > Remover o tubo de drenagem da > Drenagem do tanque de expansão < [9].
- Remover o tubo de drenagem da >Drenagem < [8].</p>
- ➤ Remover os recipientes, com os quais foi recolhido o termofluido. Verificar se o termofluido pode ser reutilizado. Assegurar o descarte correto. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.
- Somente válido para termorreguladores com a função "Drenagem": Ler a mensagem na >Tela tátil< [88] e confirmar com "OK". O termorregulador está drenado. Em um termorregulador resfriado a água, e dependendo do modelo, a válvula de controle é fechada no circuito da água de resfriamento.</p>

4.4.2 Aplicação externa aberta



Operação de um aplicação externa aberta com >Tanque de expansão < [18] desbloqueado QUEIMADURAS DEVIDO AO VERTIMENTO DE TERMOFLUIDO

- > Desligar imediatamente o termorregulador.
- Esquentar/resfriar o termofluido para a temperatura ambiente.
- Se o termorregulador estiver montado por baixo da aplicação externa aberta, o termofluido vazará pelo >Tanque de expansão< [18] e pelo >Óculo de inspeção< [23] (se existente).</p>
- Se a aplicação externa aberta estiver localizada por baixo do termorregulador, ocorrerá o vertimento do fluido pela aplicação externa aberta.
- ➤ Antes da colocação em funcionamento do termorregulador com uma aplicação externa aberta, deve-se bloquear o >Tanque de expansão< [18]. → Página 35, ponto »Fechar/abrir o tanque de expansão [18]«.</p>

4.4.2.1 Encher e purgar o ar de uma aplicação externa aberta



Desrespeito pela ficha técnica de segurança do termofluido utilizado FERIMENTOS

- Possibilidades de perigo de ferimentos dos olhos, pele, vias respiratórias.
- > A ficha técnica de segurança do termofluido utilizado deve ser lida e suas instruções respeitadas, antes de utilizar o termofluido.
- > Ter atenção às prescrições e instruções de trabalho locais em vigor.
- Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperaturas, óculo de proteção, calçado de segurança).
- Perigo de deslizamento devido a sujeira no piso e no local de trabalho. Limpar o posto de trabalho e prestar atenção ao descarte correto do termofluido e dos consumíveis e meios auxiliares. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.



Capítulo 4 MANUAL DE INSTRUÇÕES

AVISO

Transbordamento de termofluido para o interior do termorregulador DANOS MATERIAIS

- Se o termorregulador estiver montado por baixo da aplicação externa aberta, o termofluido sairá pelo >Tanque de expansão< [18] e pelo >Óculo de inspeção< [23] (se existente).</p>
- > Desligar imediatamente o termorregulador.
- > Separar o termorregulador da alimentação elétrica.
- ➤ O termorregulador somente pode ser inspecionado e limpo por técnicos devidamente instruídos e qualificados pela firma Huber. Assegurar o descarte correto. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.

INFORMAÇÃO

O transbordamento do termofluido cria uma camada lubrificante nas superfícies e tem que ser imediatamente recolhido e descartado, de acordo com o especificado na ficha técnica de segurança. Assegurar o descarte correto do termofluido e dos consumíveis. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.

Se tal não for realizado, tem que ser assumido que o termorregulador não cumpre todos requisitos de segurança, segundo a norma DIN EN 61010-2-010.

- Durante o enchimento se deve ter em atenção eventuais medidas necessárias como, por exemplo, o aterramento dos recipientes, funis e outros meios auxiliares.
- Encher a partir de uma altura mais baixa possível.

PROCEDIMENTO

- Assegurar que o >Tanque de expansão< [22] foi desbloqueado. → Página 35, ponto »Fe-char/abrir o tanque de expansão [18]«. O >Tanque de expansão< [18]tem que estar bloqueado durante o uso de uma aplicação externa aberta. Desta forma, o >Tanque de Expansão< [18] está separado da aplicação externa aberta e é possível posicionar o termorregulador por baixo da aplicação externa aberta.</p>
- ➤ Inserir termofluido no recipiente de banho. O termofluido é reconduzido pelo tubo de retorno para o termorregulador e pelo tubo de entrada para o recipiente de banho. Desta forma, o ar existente no termorregulador é evacuado para fora. Assegurar o descarte correto durante a limpeza dos acessórios de enchimento. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.
- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "Iniciar/Parar".
- > Selecionar o registro de diálogo "Iniciar purga de ar".
- Confirmar a seleção com "OK".
- Confirmar o intervalo predefinido com "OK". Ou definir um intervalo com o teclado numérico exibido. Confirmar a entrada com "OK". A purga do ar é iniciada. Prestar atenção para que o fluido não esteja abaixo da marca "Mín" no recipiente de banho (bordo superior do refluxo + aprox. 1 cm de segurança). A purga do ar é parada, se o nível no recipiente de banho estiver abaixo da marca "Mín". Adicionar termofluido e reiniciar a purga do ar. Esse procedimento tem de ser repetido, consoante o tipo de termorregulador e a aplicação conectada. Se na >Linha de estado< [Campo 10] um intervalo efetuar uma contagem decrescente, a purga do ar somente poderá ser reiniciada após expiração desse intervalo.</p>

INFORMAÇÃO

A dilatação volúmica do termofluido se altera consoante o range da temperatura de serviço em que pretende trabalhar. Na temperatura de serviço "mais baixa" não é permitido que o fluido seja inferior à marca "Mín" no recipiente de banho (bordo superior do refluxo + aprox. 1 cm de segurança), e na temperatura de serviço "mais alta" não é permitido que a marca "Máx" no recipiente de banho seja excedida. BEm caso de enchimento excessivo (nos modelos de mesa), antes de iniciar o controle de temperatura se deve drenar termofluido através da >Drenagem< 8 através da abertura adicional da >Válvula de drenagem do termofluido< 3 (girando no sentido antihorário (em 90° para a esquerda até ao batente)) ou através da >Drenagem< 8 e através da abertura da >Válvula de drenagem do termofluido (a) (girando no sentido anti-horário (em 90° para a esquerda até ao batente)). Verificar se o termofluido pode ser reutilizado. Assegurar o descarte correto. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«. Se existir uma quantidade insuficiente de termofluido no sistema, a bomba aspira ar. Este "funcionamento a seco" da bomba é detectado pelos sensores e o sistema eletrônico, acionando uma desativação de segurança. Assim sendo, é fundamental assegurar uma quantidade adequada de termofluido.

MANUAL DE INSTRUÇÕES Capítulo 4

- Parar a purga do ar. Acessar à categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "Iniciar/Parar".
- Selecionar o registro de diálogo "Parar purga de ar".
- Confirmar a seleção com "OK". A purga do ar é parada e a bomba ainda trabalha durante aprox. 30 segundos complementares. Aguardar até a bomba parar.

4.4.2.2 Desgaseificar a aplicação externa aberta



Termofluido e superfícies quentes ou frias

QUEIMADURAS NOS MEMBROS

- Evitar o contato direto com o termofluido ou as superfícies.
- Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperaturas, óculo de proteção, calçado de segurança).

INFORMAÇÃO

Em caso de troca de termofluido de baixo ponto de ebulição para termofluido com ponto de ebulição mais alto, podem permanecer restos do termofluido de baixa ebulição do termorregulador. Consoante a temperatura de serviço, o termofluido de baixo ponto de ebulição entra em fase de ebulição, são formadas bolhas de gás que destabilizam temporariamente a pressão da bomba. Em consequência pode ser acionada uma desativação de segurança. As bolhas do gás se deslocam para a abertura do banho e podem evacuar.

Se na serpentina do evaporador acumularem cristais de gelo, isso acontece porque se acumulou água no termofluido. Neste caso se deve realizar uma desgaseificação, de modo a evitar danos no termorregulador.

Termofluidos são fortemente higroscópicos (absorvem umidade). Esse efeito aumenta com a descida da temperatura de serviço. O modo de desgaseificação descrito a seguir, o qual deve ser **permanentemente monitorado**, ajuda a eliminar eventuais restos de água do circuito de controle de temperatura.

PROCEDIMENTO

- Realizar a desgaseificação após a purga do ar. Requisito: o termorregulador foi corretamente enchido e/ou limpo. → Página 74, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicação externa aberta« e/ou → Página 95, ponto »Lavagem do circuito do termofluido«.
- Acessar a tela "Home".
- > Selecionar o símbolo do teclado ao lado de "T_{setpoint}".
- Inserir um setpoint com o teclado numérico. Este setpoint tem que ser inferior ao ponto de ebulição do termofluido de baixo ponto de ebulição. O setpoint é aumentado em passos de 10 K, durante o processo de desgaseificação, até à temperatura de serviço máxima.
- Confirmar a entrada com "OK".
- Confirmar a indicação seguinte novamente com "OK".
 A seleção correta é exibida graficamente e o "Setpoint" é imediatamente modificado. Se a seleção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente, a indicação volta para a tela "Home". Tentar novamente a alteração do setpoint.
- Premir o botão tátil "Iniciar".
- > Confirmar a inicialização do controle de temperatura com "OK".
 - A seleção correta é exibida graficamente e o controle de temperatura é iniciado imediatamente. Se a seleção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente, a indicação volta para a tela "Home". Tentar novamente iniciar o controle de temperatura.
- Realizar o controle de temperatura até ao setpoint definido, até não serem visíveis mais bolhas de gás.
- Aumentar o setpoint em 10 K e termorregular até não serem visíveis mais bolhas de gás.
- Repetir o aumento do setpoint em 10 K até atingir a temperatura de serviço máxima do termofluido aplicado.
- Pressionar o botão tátil "Parar", até não serem visíveis mais bolhas de gás com a temperatura de servico máxima do termofluido.
- Confirmar a parada do controle de temperatura com "OK".
 - A seleção correta é exibida graficamente. O controle de temperatura para imediatamente e a bomba continua trabalhando durante aprox. 30 segundos adicionais. Aguardar até a bomba parar. Se a seleção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente, a indicação volta para a tela "Home". Tentar novamente parar o controle de temperatura. O processo de desgaseificação está concluído.



Capítulo 4 MANUAL DE INSTRUÇÕES

4.4.2.3 Drenar a aplicação externa aberta



Termofluido quente ou muito frio

QUEIMADURAS GRAVES NOS MEMBROS

- > Antes de iniciar a drenagem deve-se assegurar que o termofluido está na temperatura ambiente (20 °C).
- > Se o termofluido for demasiado viscoso a esta temperatura para uma drenagem: termorregular o termofluido durante alguns minutos, até a viscosidade ser adequada para a drenagem. Nunca termorregular o termofluido com a drenagem aberta.
- Atenção, perigo de queimaduras durante a drenagem do termofluido a uma temperatura superior a 20 °C.
- Usar sempre equipamento de proteção pessoal durante a drenagem.
- Drenar somente com um tubo de drenagem e recipiente coletor adequados. Estes devem ser compatíveis com o termofluido e a respectiva temperatura.

INFORMAÇÃO

Os termorreguladores não estão todos equipados com a mesma combinação de conexões / drenagens. Pular esse ponto, se seu termorregulador não estiver equipado com a conexão / drenagem.

PROCEDIMENTO

Termorreguladores com válvulas de drenagem

> Somente válido para termorreguladores com a função "Drenagem":

Para que o circuito do termofluido seja completamente esvaziado, é necessário ativar a função "Drenagem". Em um termorregulador resfriado a água, e dependendo do modelo, essa função abre também a válvula de controle no circuito da água de resfriamento. Assim, é possível o aumento do consumo de água de resfriamento durante a drenagem. Pular a instrução seguinte, se o registro de diálogo "Drenagem" não estiver disponível:

- Selecionar sequencialmente "Menu de categorias", "Controle de temperatura", "Iniciar/Parar".
- Selecionar o registro de diálogo "Drenagem".
- Confirmar a seleção com "OK".
- Ler a mensagem e confirmar com "OK".
- A mensagem seguidamente exibida não deve ser confirmada com "OK".
- Conectar um tubo de drenagem adequado na >Drenagem < [8].</p>
- > Conectar um tubo de drenagem adequado na > Drenagem do tanque de expansão < 91.
- Encaixar as extremidades das mangueiras em recipientes adequados (p. ex. recipientes originais que são compatíveis com o termofluido).
- > Abrir a >Válvula de drenagem do termofluido < [3] girando no sentido anti-horário.
- Abrir a >Válvula de drenagem < [4] girando no sentido anti-horário.</p>
- Abrir a >Válvula de drenagem do tanque de expansão < [5] girando no sentido anti-horário.
- Aguardar até o termofluido ser transportado desde a aplicação externa, passando pela câmara da bomba e os tubos de drenagem até ao recipiente.
- Preparar mais um recipiente adequado (p. ex. um tina) para recolher o termofluido da >Drenagem total < [10].</p>
- Retirar o parafuso de cabeça serrilhada da >Drenagem total [10]. Assim que abrir o parafuso de cabeça serrilhada, o restante termofluido flui do termorregulador para o recipiente.
- Abrir a >Válvula de drenagem do separador de água< [76] girando no sentido anti-horário.
- Drenar a aplicação externa. A descrição sobre a drenagem deve ser consultada na documentação que recebeu com a aplicação.
- Desconectar a aplicação externa da conexão >Saída circulação < [1].
- Desconectar a aplicação externa da conexão >Entrada circulação < [2]. Deixar o termorregulador algum tempo aberto para garantir sua secagem completa (sem tampas de fecho e com as válvulas de drenagem abertas).</p>
- Conectar a aplicação externa com a conexão >Saída circulação < [1].</p>
- Conectar a aplicação externa com a conexão >Entrada circulação < [2].</p>
- Fechar a **>Válvula de drenagem do separador de água<** [76] girando no sentido horário.
- Montar o parafuso de cabeça serrilhada na >Drenagem total< [10].</p>
- Fechar a >Válvula de drenagem do termofluido < [3] girando no sentido horário.
- Fechar a >Válvula de drenagem < [4] girando no sentido horário.
- Fechar a >Válvula de drenagem do tanque de expansão < [5] girando no sentido horário.
- Remover o tubo de drenagem da > Drenagem do tanque de expansão < [9].
- Remover o tubo de drenagem da >Drenagem < [8].</p>
- ➤ Remover os recipientes, com os quais foi recolhido o termofluido. Verificar se o termofluido pode ser reutilizado. Assegurar o descarte correto. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.
- Somente válido para termorreguladores com a função "Drenagem":

 Ler a mensagem na >Tela tátil< [88] e confirmar com "OK". O termorregulador está drenado. Em um termorregulador resfriado a água, e dependendo do modelo, a válvula de controle é fechada no circuito da água de resfriamento.

MANUAL DE INSTRUÇÕES Capítulo 5

5 Funcionamento normal

5.1 Modo automático



Superfícies, conexões e termofluidos extremamente quentes/frios QUEIMADURAS NOS MEMBROS

- > As superfícies, as conexões e termofluido podem estar extremamente quentes ou frios, consoante o modo operativo.
- > Evitar o contato direto com as superfícies, conexões e o termofluido!
- Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperaturas, óculo de proteção).

AVISO

O circuito do termofluido é fechado por válvulas de fecho, se a circulação estiver ativa DANOS MATERIAIS NA BOMBA DE CIRCULAÇÃO MONTADA NO TERMORREGULADOR

- > Não fechar o circuito do termofluido com válvulas de fecho, durante uma circulação ativa.
- > Termorregular o termofluido para a temperatura ambiente, antes de parar a circulação.

5.1.1 Controle de temperatura

5.1.1.1 Iniciar controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser iniciado após o enchimento e purga completa do ar.

PROCEDIMENTO

- > Acessar à tela "Home"
- Premir o botão tátil "Start".
- Confirmar a inicialização do controle de temperatura com "OK".
 A seleção correta é exibida graficamente e o controle de temperatura é iniciado imediatamente. Se a seleção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente a indicação volta para a tela "Home". Tentar novamente iniciar o controle de temperatura.

5.1.1.2 Terminar controle de temperatura

AVISO

Durante a desativação do termorregulador, a temperatura do termofluido é mais alta/baixa que a temperatura ambiente

DANOS NO TERMORREGULADOR E NOS INSTRUMENTOS DE VIDRO/APLICAÇÃO

- > Utilizar o termorregulador para ajustar o termofluido na temperatura ambiente.
- Não fechar as válvulas de fecho existentes no circuito do termofluido.

O controle de temperatura pode ser terminado a qualquer momento. A bomba continua trabalhando durante aprox. 30 segundos complementares. A desativação do compressor é realizada após a válvula do motor de passo (controle da temperatura da capacidade de resfriamento) ter atingido uma posição definida.

PROCEDIMENTO

- Acessar à tela "Home"
- Premir o botão tátil "Stop".
- Confirmar a parada do controle de temperatura com "OK".
 A seleção correta é exibida graficamente. O controle de temperatura para imediatamente e a bomba continua trabalhando durante aprox. 30 segundos adicionais. Aguardar até a bomba parar. Se a seleção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente a indicação volta para a tela "Home". Tentar novamente parar o controle de temperatura.

INFORMAÇÃO

O compressor é apenas desligado, assim que a válvula do motor de passo tiver atingido uma posição definida. Na linha de estado [Campo 10] é exibida a respectiva informação.



Capítulo 5 MANUAL DE INSTRUÇÕES

5.1.2 Controle de temperatura com um programa de controle de temperatura criado

5.1.2.1 Iniciar programa de controle de temperatura

Um programa de controle de temperatura (termorregulação) pode ser iniciado após o enchimento e purga completa do ar.

PROCEDIMENTO

- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Programador/Rampa".
- > Selecionar a categoria "Iniciar/Parar Programa".
- > Selecionar o registro de diálogo do programa de controle de temperatura que pretende iniciar.
- Confirmar a seleção com "OK".
- Ler a mensagem e confirmar. Seu termorregulador inicia o programa de controle de temperatura e o respectivo controle de temperatura programado é iniciado.
- Ler o aviso e confirmar com "OK".

5.1.2.2 Terminar/cancelar o programa de controle de temperatura

AVISO

Durante a desativação do termorregulador, a temperatura do termofluido é mais alta/baixa que a temperatura ambiente

DANOS NO TERMORREGULADOR E NOS INSTRUMENTOS DE VIDRO/APLICAÇÃO

- > Utilizar o termorregulador para ajustar o termofluido na temperatura ambiente.
- Não fechar as válvulas de fecho existentes no circuito do termofluido.

É possível terminar o controle de temperatura automaticamente pelos parâmetros definidos no programa de controle de temperatura ou terminar/cancelar o programa manualmente a qualquer momento. O controle de temperatura é imediatamente desligado, mas a bomba continuará trabalhando durante aprox. 30 segundos complementares. A desativação do compressor é realizada após a válvula do motor de passo (controle da temperatura da capacidade de resfriamento) ter atingido uma posição definida.

Terminar/cancelar manualmente

PROCEDIMENTO

- Acessar à tela "Home"
- Premir o botão tátil "Stop".
- Confirmar a parada do controle de temperatura com "OK". A seleção correta é exibida graficamente. O controle de temperatura para imediatamente e a bomba continua trabalhando durante aprox. 30 segundos adicionais. Aguardar até a bomba parar. Se a seleção de "OK" não estiver correta, tal é informado graficamente durante 2 segundos. Seguidamente a indicação volta para a tela "Home". Tentar novamente parar o controle de temperatura.

INFORMAÇÃO

O compressor é apenas desligado, assim que a válvula do motor de passo tiver atingido uma posição definida. Na linha de estado [Campo 10] é exibida a respectiva informação.

MANUAL DE INSTRUÇÕES Capítulo 6

6 Interfaces e atualização do software

AVISO

As especificações da interface utilizada não são cumpridas DANOS MATERIAIS

Conectar somente componentes que cumprem as especificações da interface utilizada.

INFORMAÇÃO

A utilização de comandos PB é descrita no nosso manual "Comunicação de dados PB". Este manual pode ser baixado em www.huber-online.com.


6.1 Interfaces no "Pilot ONE®"

AVISO

O Pilot ONE não é operado atrás de um Firewall DANOS MATERIAIS

- Operar o Pilot ONE exclusivamente atrás de um Firewall, desde que a subrede local esteja conectada à Internet ou outra rede fortemente exposta a perigos.
- > Deve ser aplicada a mais recente tecnologia, a fim de garantir uma segurança satisfatória da LAN!

Interfaces padrão na fase superior do "Pilot ONF"

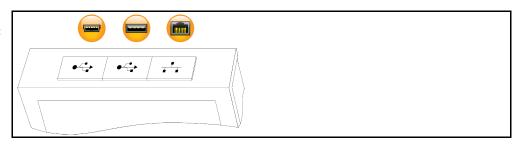

6.1.1 Ethernet de 10/100 Mbps para conectores de rede RJ45



Neste caso se trata de uma interface rápida e flexível. A interface padrão 10/100 Mbps (Fast Ethernet), pode ser conectada a qualquer rede de Ethernet. Visto ser possível conectar esta interface a redes muito grandes, se deve cumprir as "Best Practices" da TI (Firewall).

Utilização:

Além disso, a comunicação com o "Pilot ONE" requer uma liberação da comunicação. Se trata de uma função de segurança complementar que previne que quaisquer pessoas estabeleçam uma conexão errônea ou inadvertida com a máquina, executando funções de controle de temperatura erradas. São possíveis as seguintes restrições:

- Desativado
- Sempre ligado (PLC)
- Temporizador de inatividade de 12h
- Temporizador de inatividade de 10min

Se, por exemplo, for selecionado "Temporizador de inatividade de 10min", a ligação deve ser estabelecida em um prazo de 10 minutos após confirmação no controle. Se este não for o caso, o estabelecimento da ligação é rejeitado.

INFORMAÇÃO

A comunicação com o Pilot ONE é realizada via TCP (Transmission Control Protocol), Port 8101. Durante a utilização da interface devem ser respeitadas e consideradas as especificações dos padrões gerais em vigor.

Capítulo 6

6.1.2 Interface USB 2.0

INFORMAÇÃO

Durante a utilização da interface devem ser respeitadas e consideradas as especificações dos padrões gerais em vigor.

6.1.2.1 Interface USB 2.0 Host



Conexão USB 2.0 (para conector A) por exemplo para unidade de memória de dados.

6.1.2.2 Dispositivo interface USB 2.0



Conexão USB 2.0 (para conector Mini-B) para a comunicação com um computador.

6.2 Interfaces no "Unistat® Control ONE"


6.2.1 Interfaces no lado "Unistat® Control ONE"

AVISO

Estabelecer as conexões com as interfaces no termorregulador durante o funcionamento DANOS MATERIAIS NAS INTERFACES

- Durante a conexão de aparelhos em funcionamento, com as interfaces do termorregulador, estas podem ser destruídas.
- Antes de proceder à conexão se deve ter em atenção que o termorregulador e o respectivo aparelho estejam desligados.

Interfaces padrão no lado "Unistat Control ONE"

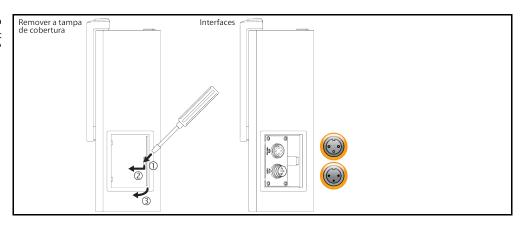

6.2.1.1 Remover a tampa

PROCEDIMENTO

- Inserir uma chave de fenda na abertura.
- > Levantar a tampa para a frente e para a esquerda, usando a chave de fenda.

6.2.1.2 Tomada ECS (External Control Signal) Standby

Sinal de liberação ECS (sinal de comando externo), para iniciar/parar o controle de temperatura.



Comando através de um contato livre de potencial. Os contatos 1 e 3 estão curto-circuitados internamente. **ECS** é eletronicamente ativado, se E1 e E2 forem conectados por um contato externo livre de potencial. Especificação do contato: mín. 0,1 A/24 V DC.

O funcionamento do ECS é determinado pela categoria "Interfaces".

São propostas as seguintes variantes:

- "Sem ação": uma comutação de contato aberto/fechado ou fechado/aberto não implica qualquer ação.
- "Mudar para 2.º setpoint": durante uma mudança de um contato fechado para um contato aber-

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Capítulo 6

to, o setpoint ajustado é substituído pelo valor do 2.º setpoint. Este setpoint modificado não está fixado no 2.º setpoint, mas pode ser modificado em qualquer altura pelos operadores no termorregulador. A mudança do contato aberto para o contato fechado não implica qualquer alteração. A termorregulação não é reposta no setpoint inicial.

- "2.º setpoint seletivo": um contato aberto implica uma termorregulação para o setpoint inicial.
 Um contato fechado implica uma termorregulação para o 2.º setpoint.
- "Interno / Processo": se o contato estiver aberto, o sensor de temperatura interno do aparelho é
 utilizado para o controle da temperatura. se o contato estiver fechado, o sensor de temperatura
 externo (adicionalmente conectado) é utilizado para o controle da temperatura. Uma comutação
 do contato aberto/fechado ou fechado/aberto comuta entre estes dois sensores de temperatura.
- "Controle de temperatura on/off": a termorregulação é ligada aquando da comutação do contato aberto para contato fechado. A termorregulação é desligada com a comutação do contato fechado para contato aberto.
- "Habilitar máquina": com a termorregulação ligada e uma comutação de contato fechado para aberto, a termorregulação é desligada. Uma nova comutação do contato aberto para fechado não implica nenhuma ativação do termorregulador!
- "Resetar mensagens": se o sinal de liberação comutar de "aberto" para "fechado", todas as mensagens são resetadas no Pilot ONE (se possível). Em situação de uma falha, a função de reset é retardada até o termorregulador se encontrar no modo de standby. As mensagens podem ser resetadas ilimitadamente, mas as falhas somente podem ser resetadas 3 vezes.
- "Iniciar/Parar Programa 1": se o sinal de liberação comutar de "aberto" para "fechado", o programa de controle de temperatura 1 é iniciado. Após uma comutação de "fechado" para "aberto", o programa de controle de temperatura é parado.
- "Nível alarme": durante a comutação de contato fechado para aberto é acionado um alarme, se o nível for muito baixo. Para isso, tem que estar conectado um sensor de nível e esse deve ser posicionado no >Óculo de inspeção< [23] ou na aplicação externa.
- "Nível atenção": durante a comutação de contato fechado para aberto é acionado um aviso de atenção, se o nível for muito baixo. Para isso, tem que estar conectado um sensor de nível e esse deve ser posicionado no >Óculo de inspeção< [23] ou na aplicação externa.

INFORMAÇÃO

A interface está especificada como uma entrada digital. Não conectar à tensão ou corrente elétrica.

Distribuição dos pinos (vista frontal)



Distribuição dos pinos

s	Pino	Sinal
	1,3	E2
	2	E1

6.2.1.3 Alarme conector POKO (Contato livre de potencial)

Contato de mensagem para monitoração externa.



Observe as funcionalidades que o PoKo oferece na categoria "Interfaces". O contato livre de potencial (PoKo) sinaliza o estado do termorregulador, através da posição do contato. Um contato de fecho fechado significa que a máquina está operacional. Em caso de uma falha ou erro o contato de fecho abre (isto se aplica ao contato NA entre o pino 1 e o pino 2).

São propostos os seguintes ajustes:

- "Desligado": o POKO exibe o estado Ok sempre que o termorregulador estiver operacional. Após a verificação interna do controle, a operacionalidade volta a estar disponível, cerca de 30 segundos após a ativação. O estado Ok é invalidado através de uma desativação da corrente elétrica ou através da ocorrência de uma falha.
- "Temperatura interna relativa": com o "Valor mín." e o "Valor máx." POKO é possível definir o limite superior e inferior de um range de temperatura para o setpoint.
 O contato livre de potencial sinaliza que o setpoint difere do valor real em uma diferença mais



Capítulo 6 MANUAL DE INSTRUÇÕES


pequena do que a predefinida pelo range de temperatura. Se o valor exceder o range, o sistema somente comuta o contato livre de potencial (fora do estado Ok) e não implica outras reações do termorregulador. O estado Ok é restabelecido, assim que o valor real estiver novamente dentro do range predefinido.

- "Alarme externo": nesta função o relé POKO somente está ativo (estado Ok) se o termorregulador comutar em estado ligado para o modo de "Falha". A vantagem consiste no fato de o alarme não ser acionado se o termorregulador for desligado. Se, todavia, desejar a ativação da função de alarme com o princípio da corrente de trabalho, você deve utilizar a função POKO "Desligado".
- "Unipump/PCS": se em seu circuito de controle de temperatura/circuito da água de resfriamento for operada uma bomba externa para o aumento da pressão, esta função POKO garante, em combinação com o contato de liberação da bomba, que a bomba externa opera sincronizadamente com a bomba no termorregulador, ou seja, assim que a bomba for ativada internamente, o POKO assume o estado Ok.
 PCS: o POKO é utilizado para comunicar ao sistema de comando de processos o estado do termorregulador.
 O estado POKO ON significa que a bomba está ativa.
 - O estado POKO **OFF** significa que a bomba não está ativa e que o termorregulador está no modo de Standby.
- "Controle externo": o POKO é ligado e desligado pelos comandos PB "vPoKoExtMode" e "vPoKoState" via interface externa (Ethernet, RS232, TS485, USB-Device). Tenha também em consideração o software por nós disponibilizado e o manual da comunicação de dados.
- "Temperatura do processo relativa": com o "Valor mín." e o "Valor máx." POKO é possível definir o limite superior e inferior de um range de temperatura para o setpoint.
 O contato livre de potencial sinaliza que o setpoint difere do valor real em uma diferença mais pequena do que a predefinida pelo range de temperatura. Se o valor exceder o range, o sistema somente comuta o contato livre de potencial (fora do estado Ok) e não implica outras reações do termorregulador. O estado Ok é restabelecido, assim que o valor real estiver novamente dentro do range predefinido.
- "Unipump com echo": esta função é utilizada para controlar se a Unipump comandada pelo POKO trabalha em sincronia com a bomba Unistat. Para isso, o estado operativo da Unipump é transmitido por um contato NA para o conector fêmea "LEVEL". Se existir assincronia é sinalizada uma falha. Este modo operativo é prático quando é necessário monitorar uma Unipump - para assegurar a circulação desejada ou para evitar o aquecimento inadvertido e indesejado do termofluido.
- "Programador": aqui são ativados os estados de comutação POKO, atribuídos aos diversos segmentos, durante a criação do programa de controle de temperatura.
- "Temperatura interna absoluta": aqui pode ser definido um range de temperatura, referente ao sensor interno (temperatura absoluta). Fora deste range o POKO está ativo e dentro do range de temperatura o POKO está inativo.
- "Temperatura do processo absoluta": aqui pode ser definido um range de temperatura, referente à temperatura do processo (temperatura absoluta). Fora deste range o POKO está ativo e dentro do range de temperatura o POKO está inativo.
- "Válvula solenoide entrada/refluxo": esta função é utilizada para comandar uma válvula solenoide conectada. Após iniciar a bomba no termorregulador demora cerca de 60 segundos até o POKO ser ativado. Se, por exemplo, a termorregulação/circulação for parada, o POKO é desligado antes de a bomba parar completamente. Assim sendo, o POKO somente está ativo enquanto estiver presente a completa pressão da bomba.
- "Resfriamento": esta função é utilizada para liberar a alimentação da água de resfriamento, com uma válvula solenoide, assim que e apenas quando o termorregulador necessitar de água de resfriamento. O POKO é ligado, assim que o termorregulador efetuar o resfriamento.
- "Mensagem disponível": o POKO liga assim que existir uma mensagem no Pilot ONE. Essa mensagem pode ser uma falha, um aviso de atenção ou uma mensagem geral.
- "Enchimento automático": o POKO liga, se o nível estiver abaixo do valor mínimo. Após 20 segundos o POKO é desligado, se o nível estiver acima do valor mínimo. O POKO desliga imediatamente assim que for atingido o valor máximo.

INFORMAÇÃO

Usar exclusivamente cabos blindados para um contato livre de potencial! A interface está especificada como uma saída digital.

Distribuição dos pinos (vista frontal)

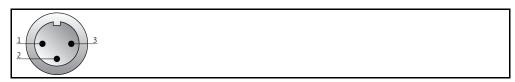


MANUAL DE INSTRUÇÕES Capítulo 6

A conexão é realizada em forma de um contato de permutação livre de potencial.

Contato NA entre pino 1 e pino 2. Contato NF entre pino 2 e pino 3. Dimensão do contato: 1 A a 24 V DC.

6.2.2 Interfaces no lado superior do "Unistat® Control ONE"

Interfaces padrão no lado superior do "Unistat Control ONE"

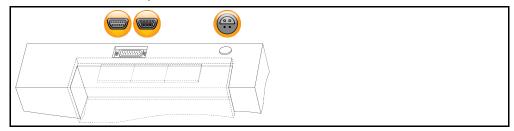

6.2.2.1 Interface de serviço



Essa interface é utilizada exclusivamente para trabalhos de serviço, pelos técnicos do serviço de assistência da firma Huber. Com um cabo adaptador, esta interface é transformada em um conector fêmea de série RS232.

6.2.2.2 Conector fêmea de série RS232 (com cabo adaptador)



Neste conector fêmea pode ser conectado um PC, uma CLP ou um sistema de controle de processos (PCS) para o controle remoto da eletrônica de controle. Antes de conectar o cabo deve-se controlar os ajustes na categoria "Interfaces" e eventualmente adaptar.

INFORMAÇÃO

Durante a utilização da interface devem ser respeitadas e consideradas as especificações dos padrões gerais em vigor.

Distribuição dos pinos (vista frontal)



Distribuição dos pinos

5	Pino	Sinal	Descrição
	2	RxD	Receive Data
	3	TxD	Transmit Data
	5	GND	Sinal GND

6.2.2.3 Conector fêmea para sensor de controle de processos Pt100



Um sensor de temperatura que se encontra na aplicação conectada (Pt100, técnica de 4 condutores, conector plugue Lemosa) é conectado com o conector fêmea Pt100. Desta forma é captada a temperatura externa real, permitindo calcular e adaptar continuamente a temperatura de serviço do termorregulador.

INFORMAÇÃO

Consoante a temperatura de serviço, perdas de isolamento e exotermia, a temperatura de serviço (temperatura de entrada) na aplicação se pode situar substancialmente acima ou abaixo do setpoint da aplicação. Neste contexto, é fundamental consultar os limites relevantes para a segurança do termofluido.

Os resultados de controle especificados na ficha técnica somente podem ser atingidos com cabos de sensores **blindados**. Aconselhamos a utilização dos sensores de controle Pt100 externos do programa de acessórios Huber.



Capítulo 6 MANUAL DE INSTRUÇÕES

Distribuição dos pinos (vista frontal)



Distribuição dos pinos

Pino	Sinal	
1	I+	Pt100
2	U+	Pin 1: I+ Pin 4: I-
3	U-	/ Pin 2: U+
4	I-	

6.3 Interfaces no Com.G@te® (opcional)

AVISO

Estabelecer as conexões com as interfaces no termorregulador durante o funcionamento DANOS MATERIAIS NAS INTERFACES

- Durante a conexão de aparelhos em funcionamento, com as interfaces do termorregulador, estas podem ser destruídas.
- Antes de proceder à conexão se deve ter em atenção que o termorregulador e o respectivo aparelho estejam desligados.

Interfaces externas Com.G@te: LEVEL, POKO, AIF, ECS,RS232/RS485 (da esquerda para a direita)



Interfaces internas Com.G@te: POKO, AIF, ECS, RS232/RS485 (da esquerda para a direita



Se o **>Com.G@te<** [46] não estiver conectado deve-se proceder da seguinte forma.

PROCEDIMENTO

- Desligar o termorregulador.
- > Encaixar o >Com.G@te< [46] no respectivo encaixe.
- Ligar o termorregulador. "Unistat Control ONE" identifica o novo componente. O >Com.G@te
 [46] está operacional.

INFORMAÇÃO

Ter em atenção que o **>Com.G@te<** [46] somente pode ser trocado com o termorregulador desligado. Na categoria "Interfaces" é possível modificar os ajustes das diversas funções como, por exemplo, PoKo, interface analógica e RS232/RS485.

O **>Com.G@te<** [46] pode ser encomendado com o n.º enc. 6915. Um **>Com.G@te<** [46] instalado pode ser aumentado em comprimento com um cabo de ligação (n.º enc. 16160).

MANUAL DE INSTRUÇÕES Capítulo 6

6.3.1 Conector fêmea LEVEL (apenas Com.G@te® externo)

Para a monitoração do nível no >Óculo de inspeção < [23].



Esta conexão permite ligar um interruptor de boia (n.º enc. 6152), que é posicionado no **>Óculo de inspeção<** [23], para a monitoração da aplicação externa conectada. Comando através de um contato livre de potencial.

INFORMAÇÃO

A interface está especificada como uma entrada digital. Não conectar à tensão ou corrente elétrica.

Distribuição dos pinos (vista frontal)



Distribuição dos pinos

Pino Descrição		
1	Teste de nível (ponte com contato 2 → "Presença")	
2	Nível – (GND)	
3	Nível + (contato NA)	

6.3.2 Alarme conector POKO (Contato livre de potencial)



Prestar atenção às informações sobre a interface. \rightarrow Página 82, ponto »Alarme conector POKO (Contato livre de potencial)«.

6.3.3 Conector fêmea AIF Reg-E-Prog



A interface analógica tem um canal de entrada programável e 3 canais de saída.

A interface analógica do Com.G@tes® é programada na categoria "Interfaces".

Distribuição dos pinos (vista frontal)



Distribuição dos pinos

Pin	Descrição	Sinal		
1	Saída da corrente elétrica, T externa	0 ^{a)} /4 - 20 mA ou 0 - 10 V	Integrar um resistor de 500 Ω em caso de utilização de 0 - 10 V.	
2	Saída da corrente elétrica, setpoint	0 ^{a)} /4 - 20 mA ou 0 - 10 V		
3	GND para saídas analógicas	GND		
4	Entrada analógica (programável)	0 ^{a)} /4 - 20 mA ou 0 - 10 V	Entrada da corrente: $200~\Omega$ resistência de trabalho Entrada da tensão: $100~k\Omega$ resistência de entrada	
5	Saída da corrente elétrica, livremente programável	0 ^{a)} /4 - 20 mA ou 0 - 10 V	Integrar um resistor de 500 Ω em caso de utilização de 0 - 10 V.	
6	GND para entrada analógica	GND		
a) C	ontate nosso serviço de apoio ao cliente.			



Capítulo 6 MANUAL DE INSTRUÇÕES

6.3.4 Tomada ECS (External Control Signal) Standby



Prestar atenção às informações sobre a interface. \rightarrow Página 81, ponto »**Tomada ECS (External Control Signal) Standby**«.

6.3.5 Conector fêmea de série RS232/RS485



Neste conector fêmea pode ser conectado um PC, uma CLP ou um sistema de controle de processos (PCS) para o controle remoto da eletrônica de controle. Alternativamente é possível a conexão em um Bus RS485. Antes de conectar o cabo deve-se controlar os ajustes na categoria "Interfaces" e eventualmente adaptar.

INFORMAÇÃO

Durante a utilização da interface devem ser respeitadas e consideradas as especificações dos padrões gerais em vigor.

Distribuição dos pinos (vista frontal)



Distribuição dos pinos

Pino	Sinal	Descrição	
Conex	ão RS232		
2	RxD	Receive Data	
3 TxD T		Transmit Data	
5	GND	Sinal GND	
Conex	ão RS485		
6	A com resistor de terminação 120 Ω	-	
7	А	-	
8	В	-	

6.4 Atualização do firmware

Instruções para os procedimentos de atualização do firmware podem ser obtidas em www.huber-online.com.



7 Manutenção/Conservação

7.1 Notificações do termorregulador

As notificações do termorregulador são divididas em várias classes.

Seguir as instruções indicadas na >Tela tátil< [88]. Após a confirmação da notificação é exibido um símbolo na >Tela tátil< [88]. Pressionando em cima do símbolo é acessado o resumo de todas as notificações, em ordem cronológica.

Símbolos exibidos: 🗓

7.2 Substituição do "Pilot ONE®" ou do "Unistat® Control ONE"




Substituição da eletrônica com o termorregulador em funcionamento PERIGO DE VIDA DEVIDO A FOGO

- > Parar um controle de temperatura em curso.
- Desligar o termorregulador.
- Desconectar adicionalmente o termorregulador da rede elétrica, isto é, do fornecimento de energia.

Em caso de falha do "Pilot ONE" ou do "Unistat Control ONE" é possível proceder pessoalmente à substituição dos mesmos. Em caso de dúvidas ou de dificuldades deve contatar o agente autorizado ou nosso serviço de apoio ao cliente.

7.2.1 Substituição do "Pilot ONE®"

Substituição do "Pilot ONE"

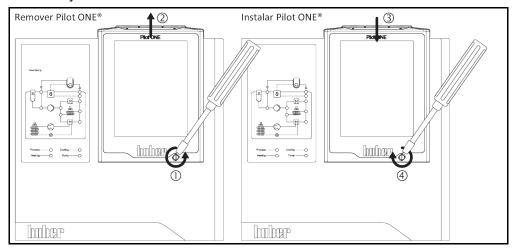

PROCEDIMENTO


- > Desligar o termorregulador.
- > Desconectar o termorregulador do fornecimento de energia.
- Desapertar o >Bloqueio Pilot ONE< [89] no lado frontal da carcaça.
- Puxar o "Pilot ONE" cuidadosamente para cima.
- Instalar cuidadosamente o "Pilot ONE" de substituição.
- Fechar o >Bloqueio Pilot ONE< [89] no lado frontal da carcaça.
- Conectar o termorregulador com o fornecimento de energia.
- Ligar o termorregulador.

. huber

Capítulo 7 MANUAL DE INSTRUÇÕES

7.2.2 Substituição do "Unistat® Control ONE"

Substituição do "Unistat Control ONE"

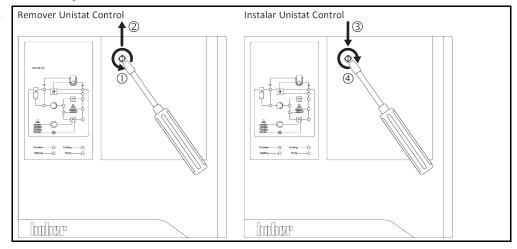

PROCEDIMENTO

- Desligar o termorregulador.
- Desconectar o termorregulador do fornecimento de energia.
- ➤ Remover o "Pilot ONE". → Página 88, ponto »Substituição do "Pilot ONE®"«.
- Desapertar o parafuso de fixação no "Unistat Control ONE".
- > Puxar o "Unistat Control ONE" igualmente para cima.
- Instalar cuidadosamente o "Unistat Control ONE" de substituição.
- Fixar o "Unistat Control ONE" de substituição com o parafuso de fixação.
- ► Instalar o "Pilot ONE". → Página 88, ponto »Substituição do "Pilot ONE®"«.
- Conectar o termorregulador com o fornecimento de energia.
- Ligar o termorregulador.

7.3 Manutenção



Limpeza/manutenção com o termorregulador em funcionamento PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO

- > Parar um controle de temperatura em curso.
- Desligar o termorregulador.
- > Desconectar adicionalmente o termorregulador da rede elétrica, isto é, do fornecimento de energia.

AVISO

Realização de trabalhos de manutenção não descritos neste manual de instruções DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

- Para a realização de trabalhos de manutenção que não são descritos neste manual de instruções, se deve contatar a firma Huber.
- Os trabalhos de manutenção que não sejam descritos neste manual de instruções, somente podem ser realizados por técnicos qualificados pela Huber.
- Os componentes relevantes para a segurança somente podem ser trocados por componentes equivalentes. Os valores de segurança especificados para o respectivo componente têm que ser respeitados.

7.3.1 Intervalo do controle de funcionamento e visual

Intervalos de controle

Resfria- mento*	Descrição	Serviço - Intervalo	Comentário	Responsável
L/W	Controlar visual- mente as manguei- ras/tubos e respec- tivas uniões	Antes de ligar o termorregulador	Substituir as mangueiras e uniões de mangueiras que apresentem fugas, antes de ligar o termorregulador. → Página 91, ponto »Trocar mangueiras do circuito de controle de temperatura e as mangueiras da água de resfriamento«.	Entidade operadora e / ou operadores

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Capítulo 7

Resfria- mento*	Descrição	Serviço - Intervalo	Comentário	Responsável
L/W	Controle do cabo de alimentação	Antes de ligar o termorregulador ou em caso de nova localização do aparelho	Não ligar o termorregulador se o cabo de alimentação estiver dani- ficado.	Técnico eletri- cista (BGV A3)
L	Limpar a grelha perfurada	Conforme neces- sário	Limpar a grelha perfurada do ter- morregulador com um pano úmido	Entidade operadora
L/W	Controle do termo- fluido	Conforme neces- sário	-	Entidade operadora e / ou operadores
U	Drenar a tina de gotejamento¹	Mensalmente	→ Página 93, ponto »Drenagem da tina de gotejamento (se dispo- nível)«.	Entidade operadora e / ou operadores
L/W	Controle das veda- ções com anel deslizante (tina de gotejamento) ¹	Mensalmente	→ Página 97, ponto »Controle da vedação com anel deslizante«.	Entidade operadora e / ou operadores
L	Controlar as lame- las do condensador	Conforme necessá- rio, o mais tardar após 3 meses	→ Página 91, ponto »Limpar as lamelas do condensador (nos termorreguladores resfriados a ar)«.	Entidade operadora e / ou operadores
W	Controlar o filtro em U (coletor de impurezas)	Conforme necessá- rio, o mais tardar após 3 meses	→ Página 92, ponto »Limpar o filtro em U (coletor de impurezas), (em termorregulador resfriado a água)«.	Entidade operadora e / ou operadores
L/W	Proteção contra superaquecimento (SA) — Controle de funcionamento	Mensalmente ou após troca do termofluido	→ Página 56, ponto »Testar o bom funcionamento da proteção contra superaquecimento«.	Entidade operadora e / ou operadores
L/W	Controlar o termor- regulador relativa- mente a danos e estabilidade	Todos os 12 meses ou após instalação em novo local	-	Entidade operadora e / ou operadores
w	Controle da quali- dade da água de resfriamento	Todos os 12 meses	Descalcificar o circuito da água de resfriamento, conforme necessário. A documentação sobre a qualidade da água pode ser consultada em: www.huber-online.com	Entidade operadora e / ou operadores
L/W	Modelos de pé: Controle das estei- ras filtrantes do ar	Definir consoante o ambiente em redor.	Controlar todas as esteiras filtrantes do ar no termorregulador. Trocar as esteiras filtrantes do ar, conforme necessário. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.	Entidade operadora e / ou operadores
L/W	Trocar os compo- nentes elétricos e eletromecânicos relevantes para a segurança	20 anos	A troca dos componentes somente deve ser realizada por pessoal certificado (p. ex. técnico do serviço de assistência da firma Huber). Contatar o serviço de apoio ao cliente. → Página 102, ponto »Dados de contato«.	Entidade operadora

¹ Inválido para bombas de circulação com acoplamento magnético (registro "Bomba MK" na ficha técnica). As bombas de circulação de acoplamento magnético não requerem manutenção. As bombas de circulação equipadas com vedação com anel deslizante não têm qualquer registro na ficha técnica, em "Bomba de circulação".

Capítulo 7 MANUAL DE INSTRUÇÕES

7.3.2 Trocar mangueiras do circuito de controle de temperatura e as mangueiras da água de resfriamento

Trocar as mangueiras do circuito de controle de temperatura e/ou as mangueiras da água de resfriamento **antes** de ligar o termorregulador.

7.3.2.1 Trocar as mangueiras do circuito de controle de temperatura

PROCEDIMENTO

- ▶ Drenar o termorregulador. → Página 73, ponto »Drenar a aplicação externa fechada« o → Página 77, ponto »Drenar a aplicação externa aberta«.
- ➤ Trocar as mangueiras do circuito de controle de temperatura com defeito. Assegurar o descarte correto. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.
- ➤ Voltar a conectar a aplicação externa. → Página 36, ponto »Conectar aplicações externas fechadas/abertas«.
- Encher o termorregulador com termofluido. → Página 69, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicação externa fechada« o → Página 74, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicação externa aberta«.
- Purgar o ar do termorregulador. → Página 69, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicação externa fechada«. Não é necessário purgar o ar de uma aplicação externa aberta.
- ➤ Iniciar a função "Desgaseificação". → Página 71, ponto »Desgaseificar a aplicação externa fechada«. Não é necessário proceder à desgaseificação de uma aplicação externa aberta.
- Reiniciar o funcionamento normal do termorregulador.

7.3.2.2 Trocar as mangueiras da água de resfriamento

PROCEDIMENTO

- ➤ Drenar a água de resfriamento. → Página 100, ponto »Drenar a água de resfriamento«.
- ➤ Trocar as mangueiras da água de resfriamento com defeito. Assegurar o descarte correto.
 → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.
- Voltar a conectar o termorregulador com a alimentação da água de resfriamento do cliente.
 - → Página 31, ponto »Termorregulador com resfriamento a água«.
- Reiniciar o funcionamento normal do termorregulador.

7.3.3 Limpar as lamelas do condensador (nos termorreguladores resfriados a ar)



Limpeza com as mãos

PERIGO DE CORTES NAS LAMELAS DO CONDENSADOR

- > Durante os trabalhos de limpeza usar sempre luvas resistentes a cortes.
- Utilizar aparelhos de limpeza que se adequem às condições ambiente como, por exemplo, aspirador e/ou escova de mão/pincel. Respeitar as prescrições em vigor, durante os trabalhos de limpeza. Limpar as lamelas do condensador em uma sala ou posto de trabalho limpo, por exemplo, não utilizando um pincel e não utilizando um aspirador sem filtro de poeira fina.

AVISO

Limpeza com objetos pontiagudos ou de arestas vivas

DANOS MATERIAIS NAS LAMELAS DO CONDENSADOR

> Limpar as lamelas do condensador com aparelhos de limpeza adequados.

INFORMAÇÃO

Assegurar uma alimentação correta do ar e sem obstruções (evacuação do calor residual, alimentação do ar fresco) para o termorregulador. Em caso de um resfriamento a ar se deve respeitar a respectiva distância da parede. → Página 21, ponto »Ilustrações exemplificativas das variantes de refrigeração« e → Página 27, ponto »Condições ambiente«.

As lamelas do condensador devem ser limpas periodicamente, removendo sujeira (poeira), a fim de permitir que o termorregulador opere com a capacidade de resfriamento máxima.

Identificar a posição da grelha de ventilação. Normalmente a grelha de ventilação se situa na parte dianteira. Em alguns termorreguladores a grelha de ventilação se situa na parte lateral, traseira ou inferior (aparelho de mesa).



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROCEDIMENTO

Grelha de ventilação na parte dianteira, traseira ou em uma das laterais

- Desligar o termorregulador.
- > Desconectar o termorregulador do fornecimento de energia.
- > Remover a grelha de ventilação para acessar, sem restrições, as lamelas do condensador.
- Limpar as lamelas do condensador com aparelhos de limpeza adequados. Prestar atenção às condições ambiente e às prescrições locais em vigor durante a escolha dos aparelhos de limpeza acertados.
- > Ter em atenção que as lamelas do condensador não sejam danificadas ou deformadas, de modo a evitar possíveis influências negativas sobre o fluxo do ar.
- Voltar a montar a grelha de ventilação no final dos trabalhos de limpeza.
- Conectar o termorregulador com o fornecimento de energia.
- Ligar o termorregulador.

PROCEDIMENTO

Grelha de ventilação na parte inferior (aparelhos de mesa)

AVISO

Limpar as lamelas do condensador, na parte inferior do aparelho, com o termorregulador cheio DANOS MATERIAIS DEVIDO À INFILTRAÇÃO DE TERMOFLUIDO NO TERMORREGULADOR

- Drenar o termorregulador antes de iniciar os trabalhos de limpeza nas lamelas do condensador, na parte inferior do aparelho.
- > Desligar o termorregulador.
- Desconectar o termorregulador do fornecimento de energia.
- ➤ Drenar o termofluido do termorregulador. → Página 73, ponto »Drenar a aplicação externa fechada« o → Página 77, ponto »Drenar a aplicação externa aberta«.
- Inclinar o termorregulador para retirar a grelha de ventilação (se disponível), situada na frente das lamelas do condensador.
- Limpar as lamelas do condensador com aparelhos de limpeza adequados. Prestar atenção às condições ambiente e às prescrições locais em vigor durante a escolha dos aparelhos de limpeza acertados.
- > Ter em atenção que as lamelas do condensador não sejam danificadas ou deformadas, de modo a evitar possíveis influências negativas sobre o fluxo do ar.
- Voltar a montar a grelha de ventilação no final dos trabalhos de limpeza.
- Conectar o termorregulador com o fornecimento de energia.
- ➤ Voltar a encher o termorregulador com termofluido. → Página 69, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicação externa fechada« o → Página 74, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicação externa aberta«.

7.3.4 Limpar o filtro em U (coletor de impurezas), (em termorregulador resfriado a água)

AVISO

As válvulas de fecho nas instalações da entidade operadora não estão fechadas DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INUNDAÇÃO DOS RECINTOS FECHADOS (SALAS)

- > Fechar as válvulas de fecho na linha adutora e de refluxo da água de resfriamento.
- Posicionar um recipiente coletor por baixo da >Entrada da água de resfriamento < [13].</p>

INFORMAÇÃO

A frequência de limpeza e de controle do filtro na admissão da água de resfriamento varia consoante a qualidade da água.

PROCEDIMENTO

Modelos de mesa:

- > Desligar o termorregulador.
- > Desconectar o termorregulador do fornecimento de energia.
- Fechar as válvulas de fecho (nas instalações da entidade operadora) na linha adutora e de refluxo da água de resfriamento.
- Posicionar um recipiente coletor por baixo da >Entrada da água de resfriamento < [13].

Capítulo 7 MANUAL DE INSTRUÇÕES

- > Remover a linha adutora da água de resfriamento e retirar o filtro em U para trabalhos de controle e limpeza.
- Limpar o filtro em U sob água corrente.
- Voltar a montar o filtro em U e fixar a linha adutora da água de resfriamento, após os trabalhos de controle e de limpeza.
- Remover o recipiente coletor situado por baixo da >Entrada da água de resfriamento [13].
- Abrir as válvulas de fecho (nas instalações da entidade operadora) na linha adutora e de refluxo da água de resfriamento.
- Conectar o termorregulador com o fornecimento de energia.
- Ligar o termorregulador.

PROCEDIMENTO

Modelos de pé:

- Desligar o termorregulador.
- Desconectar o termorregulador do fornecimento de energia.
- Fechar as válvulas de fecho (nas instalações da entidade operadora) na linha adutora e de refluxo da água de resfriamento.
- Remover o revestimento na zona da alimentação da água de resfriamento [13], [14] e [15] (se disponível).
- Posicionar um recipiente coletor por baixo da >Entrada da água de resfriamento [13] e/ou da
 >Drenagem da água de resfriamento [15] (se disponível).
- Abrir a válvula esférica na >Drenagem da água de resfriamento< [15] (se disponível). Se o termorregulador não estiver equipado com uma >Drenagem da água de resfriamento< [15]: Abrir a >Entrada da água de resfriamento< [13]. A água de resfriamento é drenada. Drenar a água de resfriamento na totalidade.</p>
- Desconectar a >Entrada da água de resfriamento< [13] da alimentação da água de resfriamento do edifício. imediatamente a seguir à >Entrada da água de resfriamento< [13] encontra-se o coletor de impurezas.</p>
- Desapertar cuidadosamente a tampa (sextavado).
- Retirar o filtro metálico situado por baixo da tampa.
- Limpar o filtro metálico sob água corrente.
- Voltar a montar o filtro metálico após a limpeza.
- Fixar cuidadosamente a tampa (sextavado).
- Conectar a >Entrada da água de resfriamento [13] com a alimentação da água de resfriamento do edifício.
- Fechar a válvula esférica na >Drenagem da água de resfriamento [15] (se disponível).
- Remover os recipientes coletores por baixo da >Entrada da água de resfriamento< [13] e/ou da >Drenagem da água de resfriamento< [15] (se disponível). Descartar o conteúdo dos recipientes coletores. Assegurar o descarte correto. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.</p>
- Montar o revestimento na zona da alimentação da água de resfriamento [13], [14] e [15] (se disponível).
- Abrir as válvulas de fecho (nas instalações da entidade operadora) na linha adutora e de refluxo da água de resfriamento.
- Conectar o termorregulador com o fornecimento de energia.
- Ligar o termorregulador.

INFORMAÇÃO

Também oferecemos treinamento para os trabalhos de serviço/manutenção. Entre em contato com o serviço de apoio ao cliente. → Página 102, ponto »Dados de contato«.

7.3.5 Drenagem da tina de gotejamento (se disponível)

Somente válido para bombas de circulação equipadas com vedações com anel deslizante.



Desrespeito pela ficha técnica de segurança do termofluido utilizado

FERIMENTOS

- > Possibilidades de perigo de ferimentos dos olhos, pele, vias respiratórias.
- A ficha técnica de segurança do termofluido utilizado deve ser lida e suas instruções respeitadas, antes de utilizar o termofluido.
- Ter atenção às prescrições e instruções de trabalho locais em vigor.
- Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperaturas, óculo de proteção, calçado de segurança).
- Perigo de deslizamento devido a sujeira no piso e no local de trabalho. Limpar o posto de trabalho e prestar atenção ao descarte correto do termofluido e dos consumíveis e meios auxiliares. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

INFORMAÇÃO

Neste caso não se trata de um fuga, mas de restos que são necessários para a lubrificação do vedante com anel deslizante.

A quantidade de saída de termofluido depende do próprio termofluido e da temperatura de serviço do termorregulador. Nos termofluidos com elevada pressão de vapor, as gotas normalmente evaporam na tina de gotejamento. Nos termofluidos com baixa pressão de vapor (p. ex. fluidos de silicone) as gotas, por norma, não evaporam. Assim sendo, é necessário drenar os restos periodicamente.

PROCEDIMENTO

- ➢ Posicionar um recipiente adequado, p. ex. um copo, por baixo da >Drenagem da tina de gotejamento
 [7]. Com o copo é possível recolher com segurança as gotas e proceder a um descarte correto e seguro. Assegurar o descarte correto durante a limpeza dos acessórios de enchimento.
 → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.
- Abrir a >Drenagem da tina de gotejamento< [7].</p>
- Recolher as gotas.
- Fechar a >Drenagem da tina de gotejamento < [7].</p>

7.4 Termofluido – Controle, troca e limpeza do circuito

Prestar atenção ao esquema de conexão. → A partir da página 104, ponto »Apêndice«.



Superfícies, conexões e termofluidos extremamente quentes/frios

QUEIMADURAS NOS MEMBROS

- > As superfícies, as conexões e termofluido podem estar extremamente quentes ou frios, consoante o modo operativo.
- > Evitar o contato direto com as superfícies, conexões e o termofluido!
- Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperaturas, óculo de proteção).

AVISO

O circuito do termofluido é fechado por válvulas de fecho, se a circulação estiver ativa DANOS MATERIAIS NA BOMBA DE CIRCULAÇÃO MONTADA NO TERMORREGULADOR

- ➤ Não fechar o circuito do termofluido com válvulas de fecho, durante uma circulação ativa.
- > Termorregular o termofluido para a temperatura ambiente, antes de parar a circulação.

7.4.1 Controle do termofluido



O termofluido não é controlado regularmente

QUEIMADURAS DEVIDO À REDUÇÃO DO PONTO DE EBULIÇÃO

Controlar regularmente se o termofluido cumpre as especificações constantes na ficha técnica de segurança.

AVISO

O termofluido não é controlado regularmente

DANOS MATERIAIS NO TROCADOR DE CALOR E/OU NOS COMPONENTES ELETROMECÂNICOS.

> Controlar regularmente se o termofluido cumpre as especificações constantes na ficha técnica de segurança.

INFORMAÇÃO

Oxidação

A oxidação provoca o envelhecimento do termofluido e a perda de suas características (p. ex. redução do ponto de ebulição). Durante o controle de temperatura de altas temperaturas, a redução do ponto de ebulição pode causar o transbordamento de termofluido muito quente no >Tanque de expansão < [18]. Existe o perigo de queimaduras nos membros do corpo. Higroscopia

Durante um controle de temperatura contínuo abaixo da temperatura ambiente, é acumulada água no termofluido, sendo resultado de higroscopia. Uma mistura líquida deste tipo provoca o rebentamento do evaporador durante o controle de temperatura a temperaturas negativas. Isto se deve à água existente na mistura líquida, a qual é responsável pela formação de cristais de gelo no evaporador. Durante o controle de temperatura a altas temperaturas, com uma mistura líquida deste tipo, o ponto de ebulição sofre uma redução. Durante o controle de temperatura de altas temperaturas, a redução do ponto de ebulição pode causar o transbordamento de termofluido muito quente no >Tanque de expansão< [18]. Existe o perigo de queimaduras nos membros.

Capítulo 7

7.4.2 Troca do termofluido

AVISO

Mistura de diferentes tipos de termofluido no circuito do termofluido

- Diferentes tipos de termofluidos (p. ex.: óleo mineral, óleo de silicone, óleo sintético, água, etc.) não devem ser misturados no circuito do termofluido.
- O circuito do termofluido deve ser enxaguado sempre que trocar o tipo de termofluido. Não podem permanecer quaisquer restos do tipo de termofluido anterior no circuito do termofluido.

7.4.2.1 Aplicação externa fechada

Observar durante a troca do termofluido: → Página 69, ponto »Aplicação externa fechada«. Neste ponto são descritas a drenagem e o enchimento.

7.4.2.2 Aplicação externa aberta

Observar durante a troca do termofluido: → Página 74, ponto »Aplicação externa aberta«. Neste ponto são descritas a drenagem e o enchimento.

7.4.3 Lavagem do circuito do termofluido

PERIGO

O setpoint e a proteção contra superaquecimento não são adaptados ao termofluido PERIGO DE VIDA DEVIDO A FOGO

- O valor de desativação da proteção contra superaquecimento tem que ser adaptado ao termofluido. Ajustar o valor de desativação da proteção contra superaquecimento, pelo menos, em 25 K abaixo do ponto de combustão do termofluido.
- > O setpoint ajustado durante a lavagem **tem** que ser adaptado ao termofluido utilizado.

CUIDADO

Desrespeito pela ficha técnica de segurança do termofluido utilizado FERIMENTOS


- Possibilidades de perigo de ferimentos dos olhos, pele, vias respiratórias.
- A ficha técnica de segurança do termofluido utilizado deve ser lida e suas instruções respeitadas, antes de utilizar o termofluido.
- Ter atenção às prescrições e instruções de trabalho locais em vigor.
- Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperaturas, óculo de proteção, calçado de segurança).
- Perigo de deslizamento devido a sujeira no piso e no local de trabalho. Limpar o posto de trabalho e prestar atenção ao descarte correto do termofluido e dos consumíveis e meios auxiliares. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.

AVISO

Mistura de diferentes tipos de termofluido no circuito do termofluido DANOS MATERIAIS

- > Diferentes tipos de termofluidos (p. ex.: óleo mineral, óleo de silicone, óleo sintético, água, etc.) **não** devem ser misturados no circuito do termofluido.
- > O circuito do termofluido **deve** ser enxaguado sempre que trocar o tipo de termofluido. Não podem permanecer quaisquer restos do tipo de termofluido anterior no circuito do termofluido.

Exemplo: conexão de um tubo de curto--circuitamento

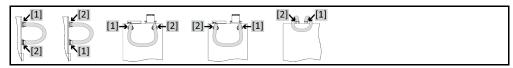

De modo a evitar atrasos da ebulição em aplicações futuras (p. ex. aplicação de fluido de silicone em temperaturas superiores a aprox. 100 °C) é necessária uma secagem correta dos componentes internos do termorregulador.

PROCEDIMENTO

Drenar o termorregulador. → Página 73, ponto »Drenar a aplicação externa fechada« o → Página 77, ponto »Drenar a aplicação externa aberta«.



INFORMAÇÃO

Após a drenagem podem ainda existir restos de termofluido na câmara da bomba ou nos tubos internos. Assim sendo, deve-se deixar o termorregulador trabalhar durante algum tempo com as válvulas abertas.

- Deixar o tubo de drenagem montado na >Drenagem < [8].
- > Deixar o tubo de drenagem montado na > Drenagem do tanque de expansão < [9] (se disponível).
- ➤ Controlar nas outras extremidades dos tubos de drenagem o nível do líquido nos recipientes coletores. Assegurar o descarte correto do termofluido. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.
- > Fechar as válvulas de drenagem no termorregulador, girando no sentido horário (em 90° para a direita até ao batente).
- Montar o parafuso de cabeça serrilhada na >Drenagem total < [10] (se disponível).
- > Conectar a >Saída circulação< [1] com a >Entrada circulação< [2] no termorregulador com um tubo de curto-circuitamento.

INFORMAÇÃO

Se a aplicação por você utilizada também estiver contaminada (externa fechada), deve realizar os passos seguintes sem a colocação de um tubo de curto-circuitamento. Neste caso a aplicação externa fechada deve permanecer conectada no termorregulador. Lavar simultaneamente o termorregulador e sua aplicação.

- Encher o sistema (nível mínimo) com o termofluido que pretende utilizar. → Página 69, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicação externa fechada« o → Página 74, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicação externa aberta«.
- > Purgar o ar do sistema. → Página 69, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicação externa fechada«. Não é necessário purgar o ar de uma aplicação externa aberta.
- ➤ Adaptar o setpoint e o valor de desativação da proteção contra superaquecimento ao respectivo termofluido. → Página 67, ponto »Ajustar o setpoint« e → Página 54, ponto »Ajustar a proteção contra superaquecimento (SA)«.
- Acessar ao "Menu de categorias".
- Selecionar a categoria "Controle de temperatura".
- Selecionar a categoria "Iniciar/Parar".
- Selecionar o registro de diálogo "Iniciar controle de temperatura".
- Confirmar a seleção com "OK". A duração da lavagem varia consoante o grau de sujeira.
- Selecionar a categoria "Iniciar/Parar".
- Selecionar o registro de diálogo "Parar controle de temperatura".
- Confirmar a seleção com "OK". A termorregulação é parada.
- ➤ Drenar o termorregulador. → Página 73, ponto »Drenar a aplicação externa fechada« o → Página 77, ponto »Drenar a aplicação externa aberta«.
- Repetir os passos "Encher", "Purga do ar", "Iniciar/parar controle de temperatura" e "Drenar" até o termofluido apresentar um aspecto claro.
- > Retirar o tubo de curto-circuitamento após a drenagem total do termorregulador.

INFORMAÇÃO

Se você tiver incluído no processo de lavagem uma aplicação (externa fechada), esta aplicação deve permanecer conectada.

- > Deixar as drenagens abertas durante um longo período, de modo a permitir a evaporação do termofluido no termorregulador.
- Após a evaporação dos restos de termofluido, se deve fechar a >Válvula de drenagem do termofluido< [3] e, se disponível, a >Válvula de drenagem do tanque de expansão< [5] e a >Drenagem total< [10].</p>
- Desmontar os tubos de drenagem.
- > Remover os recipientes coletores.
- ➤ Descartar os recipientes coletores e o conteúdo. Assegurar o descarte correto. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.
- Voltar a conectar a aplicação. (Apenas se tiver realizado a lavagem do circuito do termofluido com um tubo de curto-circuitamento.)
- Encher o termorregulador com termofluido. → Página 69, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicação externa fechada« o → Página 74, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicação externa aberta«.
- ➤ Purgar o ar do termorregulador. → Página 69, ponto »Encher e purgar o ar de uma aplicação externa fechada«. Não é necessário purgar o ar de uma aplicação externa aberta.
- ➢ Iniciar a função "Desgaseificação". → Página 71, ponto »Desgaseificar a aplicação externa fechada«. Não é necessário proceder à desgaseificação de uma aplicação externa aberta.
- Reiniciar o funcionamento normal do termorregulador.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Capítulo 7

7.5 Limpeza das superfícies



Superfícies, conexões e termofluidos extremamente quentes/frios

QUEIMADURAS NOS MEMBROS

- As superfícies, as conexões e termofluido podem estar extremamente quentes ou frios, consoante o modo operativo.
- > Evitar o contato direto com as superfícies, conexões e o termofluido!
- Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperaturas, óculo de proteção).

AVISO

Contatos de plugue desprotegidos

DANOS MATERIAIS DEVIDO A INFILTRAÇÕES DE ÁGUA

- > Proteger os contatos de plugue com as tampas de proteção fornecidas.
- Limpar as superfícies apenas com pouca umidade.

Para a limpeza das superfícies em aço inoxidável deve ser usado um produto convencional de conservação de aço inoxidável. As superfícies pintadas devem ser limpas cuidadosamente (apenas com pouca umidade) com a solução de limpeza de um produto de limpeza não agressivo. Assegurar o descarte correto dos produtos de limpeza e consumíveis. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.

7.6 Controle da vedação com anel deslizante

Somente válido para bombas de circulação equipadas com vedações com anel deslizante.

7.6.1 Com tina de gotejamento

AVISO

Nenhum controle visual da tina de gotejamento

DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR DEVIDO AO TRANSBORDAMENTO DA TINA DE GOTEJAMENTO

> Controlar mensalmente a tina de gotejamento e drenar, sempre que necessário.

Visto as vedações com anel deslizante nunca serem completamente estanques, é normal a formação de gotas nos mesmos, durante o funcionamento com termofluidos, os quais evaporam muito dificilmente. As gotas são recolhidas controladamente. A tina de gotejamento **tem** que ser controlada periodicamente e, se necessário, drenada. → Página 89, ponto »Intervalo do controle de funcionamento e visual«. Assegurar o descarte correto do termofluido. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.

7.6.2 Sem tina de gotejamento

AVISO

Nenhum controle visual da vedação com anel deslizante

DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR DEVIDO A FUGA NA VEDAÇÃO COM ANEL DESLIZANTE

- Controlar mensalmente a vedação com anel deslizante.
- ➤ Sempre que forem detectadas fugas deve-se desligar o termorregulador e contatar o serviço de apoio ao cliente. → Página 102, ponto »Dados de contato«.

Visto as vedações com anel deslizante nunca serem completamente estanques, é normal a formação de gotas nos mesmos, durante o funcionamento com termofluidos, os quais evaporam muito dificilmente. Essas gotas devem ser eliminadas, se necessário. → Página 89, ponto »Intervalo do controle de funcionamento e visual«. A estanqueidade da vedação com anel deslizante deve ser controlada visualmente. Em caso de fuga o termofluido sai com maior intensidade por baixo do termorregulador. Assegurar o descarte correto do termofluido. → Página 17, ponto »Descarte correto de mejos auxiliares e consumíveis«.



7.7 Contatos de plugue

AVISO

Contatos de plugue desprotegidos

DANOS MATERIAIS DEVIDO A INFILTRAÇÕES DE ÁGUA

- Proteger os contatos de plugue com as tampas de proteção fornecidas.
- Limpar as superfícies apenas com pouca umidade.

Todos os contatos de plugue estão equipados com tampas de proteção. Sempre que os contatos de plugue não forem utilizados, é necessário que estes sejam protegidos com as respectivas tampas.

7.8 Descontaminação/Reparo



Envio de um termorregulador não descontaminado para reparo

DANOS PESSOAIS E MATERIAIS DEVIDO A SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS NO TERMORREGULADOR

- Realizar uma descontaminação adequada.
- > A descontaminação varia consoante o tipo e quantidade de materiais usados.
- Consultar a respectiva ficha técnica de segurança.
- > Um documento de envio do aparelho pode ser baixado em www.huber-online.com.

A entidade operadora é responsável pela descontaminação correta do termorregulador/acessório **antes** de terceiros terem contato com o mesmo. A descontaminação deve ser realizada **antes** de enviar o termorregulador/acessório para reparo ou verificação. Afixar no termorregulador/acessório uma informação bem visível, confirmando a realização de uma descontaminação.

Para simplificar este processo preparamos um formulário. Este pode ser baixado em www.huber-online.com.

Capítulo 8

8 Colocação fora de serviço

8.1 Avisos de segurança e princípios gerais

PERIGO

A conexão/adaptação à rede elétrica não é realizada por um técnico eletricista e/ou a conexão à rede elétrica é realizada com uma tomada sem aterramento (PE)

PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO

- > Requerer a conexão/adaptação à rede elétrica por um técnico eletricista.
- > Conectar o termorregulador somente a tomadas de corrente elétrica com aterramento (PE).

A PERIGO

Cabo de alimentação elétrica/conexão de rede elétrica danificado

PERIGO DE VIDA DEVIDO A CHOQUE ELÉTRICO

- Não colocar o termorregulador em funcionamento.
- > Separar o termorregulador da alimentação elétrica.
- > Requerer a substituição e verificação da alimentação elétrica/conexão de rede elétrica por um técnico eletricista



Perigo de tombamento devido a uma posição instável do termorregulador

FERIMENTOS E DANOS MATERIAIS GRAVES

> Evitar o perigo de tombamento do termorregulador devido a uma posição instável



Desrespeito pela ficha técnica de segurança do termofluido utilizado

FERIMENTOS

- Possibilidades de perigo de ferimentos dos olhos, pele, vias respiratórias.
- > A ficha técnica de segurança do termofluido utilizado deve ser lida e suas instruções respeitadas, antes de utilizar o termofluido.
- > Ter atenção às prescrições e instruções de trabalho locais em vigor.
- > Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. luvas resistentes a altas e baixas temperaturas, óculo de proteção, calçado de segurança).
- Perigo de deslizamento devido a sujeira no piso e no local de trabalho. Limpar o posto de trabalho e prestar atenção ao descarte correto do termofluido e dos consumíveis e meios auxiliares. → Página 17, ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.



Termofluido quente ou muito frio

QUEIMADURAS GRAVES NOS MEMBROS

- Antes de iniciar a drenagem deve-se assegurar que o termofluido está na temperatura ambiente (20 °C).
- Se o termofluido for demasiado viscoso a esta temperatura para uma drenagem: termorregular o termofluido durante alguns minutos, até a viscosidade ser adequada para a drenagem. Nunca termorregular o termofluido com a drenagem aberta.
- Atenção, perigo de queimaduras durante a drenagem do termofluido a uma temperatura superior a 20 °C.
- Usar sempre equipamento de proteção pessoal durante a drenagem.
- > Drenar somente com um tubo de drenagem e recipiente coletor adequados. Estes devem ser compatíveis com o termofluido e a respectiva temperatura.

INFORMAÇÃO

Todos os avisos de segurança são importantes e devem ser respeitados durante os trabalhos, conforme especificado no manual de instruções!



8.2 Desligar

PROCEDIMENTO

Somente válido para termorreguladores com a função "Drenagem":

Para que o circuito de termofluido e/ou da água de resfriamento seja completamente esvaziado, é necessário ativar a função "Drenagem". Em um termorregulador resfriado a água, e dependendo do modelo, essa função abre também a válvula de controle no circuito da água de resfriamento. Pular a instrução seguinte, se o registro de diálogo "Drenagem" não estiver disponível:

- Selecionar sequencialmente "Menu de categorias", "Controle de temperatura", "Iniciar/Parar".
- Selecionar o registro de diálogo "Drenagem".
- Confirmar a seleção com "OK".
- Ler a mensagem e confirmar com "OK".
- A mensagem seguidamente exibida não deve ser confirmada com "OK".
- > Desligar o termorregulador.
- > Desconectar o termorregulador da conexão da rede elétrica.

8.3 Drenar o termorregulador

PROCEDIMENTO

➤ Drenar o termorregulador. → A partir da página 69, ponto »Encher, purgar o ar, desgaseificação e drenar«.

8.4 Drenar a água de resfriamento

INFORMAÇÃO

Este ponto somente tem que ser considerado, se utilizar termorreguladores resfriados a água.

8.4.1 Processo de drenagem



Conexões da água de resfriamento sob pressão

PERIGO DE FERIMENTOS

- Utilizar o equipamento de proteção pessoal (p. ex. óculo de proteção).
- Abrir cuidadosamente a conexão da água de resfriamento. Abrir lentamente (1 2 flancos) e drenar lentamente a água de resfriamento.

AVISO

As válvulas de fecho nas instalações da entidade operadora não estão fechadas DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INUNDAÇÃO DOS RECINTOS FECHADOS (SALAS)

Fechar as válvulas de fecho na linha adutora e de refluxo da água de resfriamento.

INFORMAÇÃO

Os termorreguladores não estão todos equipados com a mesma combinação de conexões / drenagens. Pular esse ponto, se seu termorregulador não estiver equipado com a conexão / drenagem.

PROCEDIMENTO

- Fechar as válvulas de fecho na linha adutora e de refluxo da água de resfriamento.
- > Posicionar um recipiente coletor por baixo da >Entrada da água de resfriamento < [13].
- > Posicionar um recipiente coletor por baixo da >Saída da água de resfriamento < [14].
- > Posicionar um recipiente coletor por baixo da > Drenagem água de resfriamento < [15].
- Abrir a >Drenagem água de resfriamento (15). A água de resfriamento é drenada.
- Desconectar a >Saída da água de resfriamento [14] do refluxo da água do edifício. A água de resfriamento é drenada. É fundamental drenar a totalidade da água de resfriamento, de modo a evitar danos de congelamento durante o transporte e armazenamento!
- Desconectar a >Entrada da água de resfriamento [13] da linha adutora da água do edifício.
- Fechar a >Drenagem da água de resfriamento < [15].

Capítulo 8

8.5 Desinstalar a aplicação externa

PROCEDIMENTO

Desconectar a aplicação externa do termorregulador.

8.6 Proteção de transporte

AVISO

Não controlar a posição das proteções de transporte antes do transporte DANOS MATERIAIS NO TERMORREGULADOR

Antes de embalar ou transportar o termorregulador, é necessário ajustar as proteções de transporte do compressor na posição de transporte.

Consultar para a fixação das proteções de transporte: → Página 25, ponto »Proteção de transporte«.

8.7 Embalar

Usar sempre a embalagem original! → Página 27, ponto »Desempacotar«.

8.8 Envio

AVISO

O termorregulador é transportado deitado DANOS MATERIAIS NO COMPRESSOR

Transportar o termorregulador somente de pé.


AVISO

Transporte incorreto do termorregulador

DANOS MATERIAIS

- Não transportar sobre os roletes ou pés de apoio no caminhão.
- > Considerar todas as instruções neste ponto, de modo a evitar danos materiais no termorregulador.

Palete com blocos de madeira para aparelhos de pé

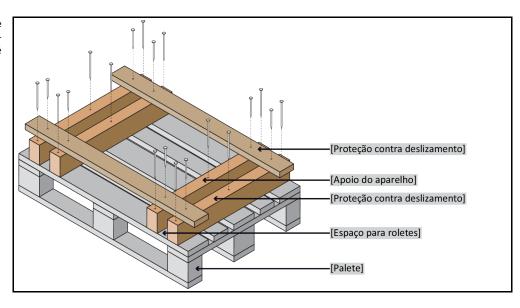

Para o transporte utilizar os olhais situados na parte superior do termorregulador (se existentes). Não transportar o termorregulador sozinho e nunca sem meios auxiliares.

- Utilizar sempre a embalagem original para o transporte.
- Assinalar, com setas na embalagem, a posição de transporte correta.
- É fundamental que o termorregulador seja transportado, de pé, em cima de um palete!

Capítulo 8

MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Proteger os componentes durante o transporte!
- Durante o transporte se deve apoiar o termorregulador sobre um bloco de madeira, de modo a proteger os roletes/pés de apoio.
- Fixar com cintas de transporte.
- Complementarmente (consoante o modelo) com película protetora, papelão e cinta.

Consultar para os termorreguladores com proteção de transporte obrigatoriamente: → Página 25, ponto »Proteção de transporte«.

8.9 Descarte

AVISO

Descarte incorreto

DANOS AMBIENTAIS

- ➤ Eventual termofluido vertido ou fugas de termofluido devem ser imediatamente recolhidos e descartados corretamente. Assegurar o descarte correto do termofluido e dos consumíveis: → Página 17 o ponto »Descarte correto de meios auxiliares e consumíveis«.
- Para reduzir o impacto ambiental, os termorreguladores devem ser desmantelados exclusivamente por empresas especializadas.

Os termorreguladores e acessórios Huber são compostos por materiais qualitativos e recicláveis. Por exemplo: aço inoxidável 1.4301/1.4401 (V2A), cobre, níquel, FKM, perbunan, NBR, cerâmica, carbono, óxido de alumínio, bronze de canhões, latão, latão niquelado e soldas de prata. A reciclagem correta do termorregulador e dos respectivos acessórios contribui ativamente para a redução das emissões de CO₂ que são produzidas durante o fabrico desses materiais. Consultar e respeitar a legislação em vigor que visa o descarte de materiais.

8.10 Dados de contato

INFORMAÇÃO

Contatar o fornecedor ou o comércio especializado local **antes** de proceder a devolução do seu termorregulador. Os dados de contato podem ser consultados em nossa Homepage, em www.huber-online.com, no separador "Contato". Ter em mão o número de série do termorregulador. O número de série se encontra na placa de características do termorregulador.

8.10.1 N.º de telefone: Serviço de apoio ao cliente

Se o seu país não constar da lista seguinte: O Service-Partner competente pode ser consultado em nossa Homepage, em www.huber-online.com, no separador "Contato".

Huber Deutschland: +49 781 9603 244

Huber China: +86 (20) 89001381

Huber India: +91 80 2364 7966

Huber Ireland: +44 1773 82 3369

Huber Italia: +39 0331 181493

Huber Swiss: +41 (0) 41 854 10 10

Huber UK: +44 1773 82 3369

Huber USA: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266

8.10.2 N.º de telefone: Vendas

Telefone: +49-781-9603-123

8.10.3 Endereço de E-mail: Serviço de apoio ao cliente

E-mail: support@huber-online.com

huber

Capítulo 8 MANUAL DE INSTRUÇÕES

8.11 Declaração de não objeção

Essa declaração tem que ser guardada junto do termorregulador. \Rightarrow Página 98, ponto »**Descontaminação/Reparo**«.



9 Apêndice

Inspired by **temperature designed for you**

Peter Huber Kältemaschinenbau SE Werner-von-Siemens-Str. 1 77656 Offenburg / Germany

Telefon +49 (0)781 9603-0 Telefax +49 (0)781 57211

info@huber-online.com www.huber-online.com

Technischer Service: +49 (0)781 9603-244

-125°C ...+425°C

